



Be Right™

ヘッドスペース 酸素濃度計

製品名

ファーマパック



サンプラー29981と表示器510

- 容器ヘッドスペース（空寸部）の酸素を短時間で測定します。
- 窒素置換率の測定にお使い頂けます。
- 1mlサイズのアンプルから対応できます。
- 様々な形や容量のアンプル・バイアルに対応したカスタムメイドのサポーターを用意しています。
- 表示単位も自由に選択できます。 KPa・%・bar etc...
- 測定データや校正データがデジタル保存できます。

《サンプラー》

注射器によるサンプル採取測定に代わり、サンプラーは特別なトレーニングなしに、誰でも簡単に自動で容器に穴を開ける事ができます。当社のポーラロ式酸素検出器はゼロ調整や頻繁な再校正が不要で数ヶ月にわたって優れた安定性と再現性が提供出来ます。


《表示器本体》

最新機種510、410は大型カラータッチパネルディスプレイの採用により、従来機より更に操作性がアップしました。USBスティックを使えば測定や校正データの取り出しができます。



Be Right™

－ システム構成 －

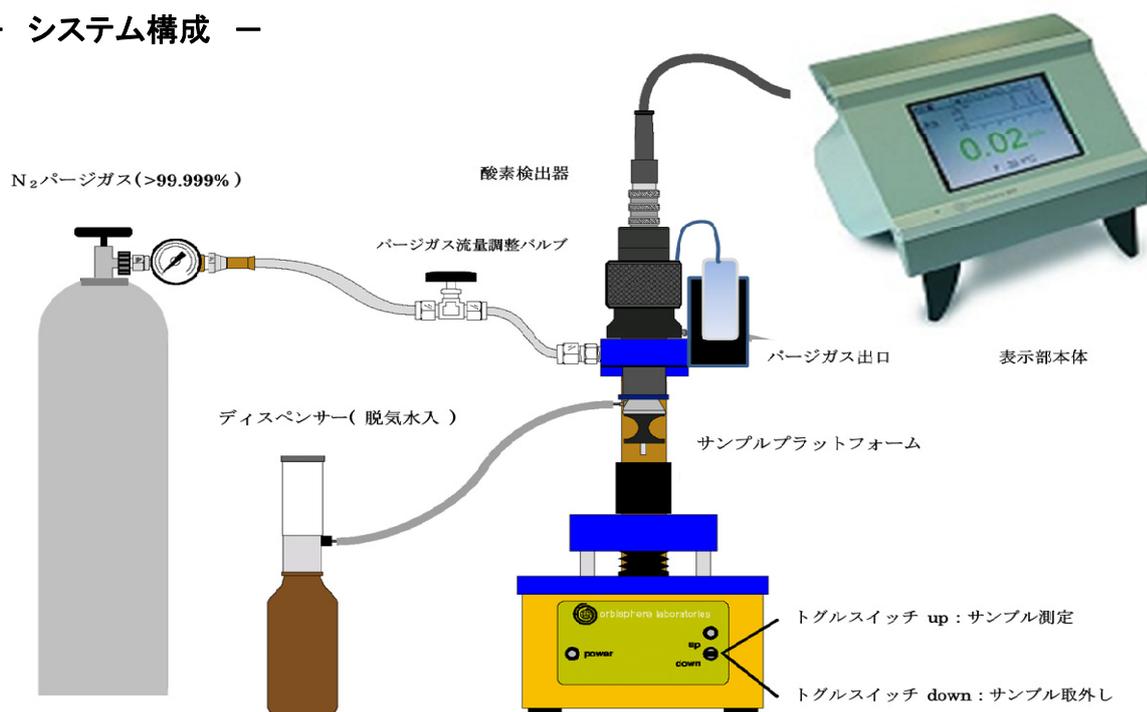

測定手順はとてもシンプル

- ① サンプルをサポーターに入れて、プラットフォームに乗せる。
- ② トグルスイッチを入れるとプラットフォームが上昇し、穴を開けた後に自動的に停止。
- ③ ヘッドスペースのガスをセンサーに送るために、ディスペンサーの脱気水を注入する。ガスがセンサーに到達し、しばらくして安定したところで表示される測定値を読み取ります。

《テクニカルデータ》

測定精度 : ±0.005% または 表示値の ±1%
 いずれかの大きい方 (機器単体の性能)

温度補正 : -5 ~ +60°C

パージガス : 99.999% 以上の窒素ガス

容器サポーター

アンプル : 1ml ~ 50ml (φ10 ~ 29mm)

バイアル : φ12 ~ 57ml

* ドリンク剤容器にも対応可

表示器本体

510 : ポータブル卓上式 / 壁掛け式 / パネル組込み式

410 : 壁掛け式 / パネル組込み式

3650 : ポータブル式データロガ

～製品についてのお問合せ～



株式会社ハック・ウルトラ

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-9
 TDビル5F

TEL : 03-6205-5510 FAX : 03-6205-5980

URL : <http://hach.co.jp>

2014_Oct

販売店