



DOC022.72.90389

LICO 690 und LICO 620

BEDIENUNGSANLEITUNG

07/2026, Ausgabe 10

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Technische Daten	9
Kapitel 2 Allgemeine Informationen	11
2.1 Sicherheitshinweise	11
2.1.1 Warnschilder	11
2.1.2 Sicherheit der Lichtquellen	12
2.1.3 Chemische und biologische Sicherheit	12
2.2 Produktüberblick	13
Kapitel 3 Installation	15
3.1 Auspacken des Geräts	15
3.2 Betriebsumgebung	15
3.3 Vorder- und Rückansicht	16
3.4 Spannungsversorgung/Stromanschluss	17
3.5 Schnittstellen	18
3.6 Küvettenschächte und Küvetten-Adapter	18
3.6.1 Küvettenschächte und -adapter	18
3.6.2 Installation des Küvetten-Adapter Z	19
Kapitel 4 Inbetriebnahme	21
4.1 Einschalten des Geräts, Boot-Vorgang	21
4.2 Sprachauswahl	21
4.3 Testprogramm	22
4.4 Stromsparmodus	22
4.5 Ausschalten des Geräts	22
Kapitel 5 Standard Programme	23
5.1 Überblick	23
5.1.1 Hinweise zur Verwendung des Touchscreens	23
5.1.2 Benutzung des alphanumerischen Tastenfelds	23
5.1.3 Hauptmenü	24

5.2 Geräte Setup	25
5.2.1 Anwender-ID	25
5.2.2 Proben-ID	26
5.2.2.1 Proben-ID mit Handscanner-Methode 1	28
5.2.2.2 Proben-ID mit Handscanner-Methode 2	29
5.2.2.3 Proben-ID-Liste importieren	29
5.2.3 Sicherheitseinstellungen	29
5.2.3.1 Anwender Sicherheitsebene zuweisen	31
5.2.3.2 Passwort deaktivieren	33
5.2.4 Datum und Uhrzeit	33
5.2.5 Klangeinstellungen	35
5.2.6 PC und Drucker	35
5.2.6.1 Drucker-Setup	36
5.2.6.2 Drucken von Daten	37
5.2.6.3 Kontinuierliches Drucken von Daten	38
5.2.6.4 Netzwerk-Konfiguration	38
5.2.7 Energieverwaltung	41
5.3 Speichern, Abrufen, Senden und Löschen von Daten	42
5.3.1 Farbwerte	42
5.3.1.1 Automatische/manuelle Speicherung von Farbwerten	42
5.3.1.2 Abrufen von Farbwerten aus dem Messdatenspeicher	43
5.3.1.3 Senden von Farbwerten aus dem Messdatenspeicher	45
5.3.1.4 Löschen von Farbwerten aus dem Messdatenspeicher	46
5.3.2 Kontrollkarten von Daten aus dem AQS-Speicher	47
5.3.3 Datenspeicher (nur LICO 690)	48
5.3.3.1 Automatische/manuelle Speicherung von Einzel- und Multiwellenlängenmessungen	48
5.3.3.2 Abrufen von Einzel- und Multi-Wellenlängenmessungen aus dem Messdatenspeicher ..	49
5.3.3.3 Senden von Einzel- und Multi-Wellenlängenmessungen aus dem Messdatenspeicher ..	51
5.3.3.4 Löschen von Einzel- und Multiwellenlängen aus dem Messdatenspeicher	52
5.3.4 Wellenlängen-Scan und Zeit-Scan (nur LICO 690)	52
5.3.4.1 Speichern von Daten aus den Programmen Wellenlängen-Scan oder Zeit-Scan	52
5.3.4.2 Abrufen von gespeicherten Daten aus den Programmen Wellenlängen-Scan oder Zeit-Scan	53
5.3.4.3 Senden von Daten aus den Programmen Wellenlängen-Scan oder Zeit-Scan	54
5.3.4.4 Löschen von gespeicherten Daten aus den Programmen Wellenlängen-Scan oder Zeit-Scan	55
5.3.5 Trends	55
5.4 Probenahme und Vorbereitung von Proben	57

5.5 Farbmessung.....	59
5.5.1 Durchführung einer Farbmessung	59
5.5.1.1 Berührungsempfindliche Bereiche im Messmodus	60
5.5.1.2 Optionen zum Einrichten der Parameter	61
5.5.1.3 Ändern der Farbskala nach einer Messung	62
5.5.1.4 Ändern des Messbereichs nach einer Messung	63
5.5.2 Bestimmung der Jod-Farbzahl.....	63
5.5.3 Bestimmung der Hazen-Farbzahl (Pt-Co- oder APHA-Methode)	63
5.5.4 Bestimmung des APHA-Farbwerts	64
5.5.5 Bestimmung der Gardner-Farbzahl	64
5.5.6 Mineralöl-Farbzahl (ASTM D 1500 und ISO 2049)	64
5.5.7 Bestimmung der Saybolt-Farbzahl (ASTM D 156).....	64
5.5.8 Farbmessungen nur mit dem LICO 690.....	65
5.5.8.1 Durchführung einer Farbmessung nach dem europäischen Arzneibuch (EP).....	65
5.5.8.2 Durchführung einer Farbmessung nach dem US-Arzneibuch	68
5.5.8.3 Durchführung einer Farbmessung nach Chinese Pharmacopoeia (ChP) für C/2°	69
5.5.8.4 Durchführung einer Farbmessung nach Chinese Pharmacopoeia (ChP) für D65/10° ...	69
5.5.8.5 Bestimmung der Klett-Farbzahl	70
5.5.8.6 Bestimmung des AOCS Cc 13 e (Lovibond®) Skala.....	70
5.5.8.7 Bestimmung des Yellowness-Index (ASTM D 1925)	70
5.5.8.8 Bestimmung der Hess-Ives-Farbzahl.....	70
5.5.8.9 Bestimmung der ADMI-Farbzahl.....	70
5.5.8.10 Bestimmung der Säurewaschzahl	71
5.5.8.11 Bestimmung des ICUMSA Farbindex	71
5.6 Messung von Farbdifferenzen (nur LICO 690)	72
5.6.1 Durchführung einer Farbdifferenzmessung	72
5.6.1.1 Kurve/Tabelle/Farbwerte anzeigen	74
5.6.2 Durchführung einer Messung von Farbdifferenzen mit gespeicherten Referenzwerten.....	75
5.6.3 Hinzufügen einer Referenz zur Referenzliste	75

Inhaltsverzeichnis

5.7 Photometrie (nur LICO 690)	76
5.7.1 Einzel-Wellenlänge (Extinktions-, Konzentrations- bzw. Transmissionsmessung)	76
5.7.1.1 Einrichtung des Messmodus bei Einzel-Wellenlänge	76
5.7.1.2 Durchführung von Messungen bei einer Wellenlänge (Einzelmessung)	78
5.7.2 Multi-Wellenlängen-Modus - Messungen bei mehreren Wellenlängen	78
5.7.2.1 Einrichten des Messmodus bei mehreren Wellenlängen	78
5.7.2.2 Durchführung einer Messung im Multi-Wellenlängen-Modus	81
5.7.3 Zeit-Scan, zeitlicher Verlauf der Extinktion/Transmission	81
5.7.3.1 Setup-Parameter des Zeit-Scans	81
5.7.3.2 Durchführung eines Zeit-Scans	83
5.7.3.3 Analyse der Zeit-Scan-Daten	84
5.7.4 Wellenlängen-Scan - Aufnahme von Extinktions- oder Transmissions-Spektren	84
5.7.4.1 Einrichten des Wellenlängen-Scans	85
5.7.4.2 Durchführung eines Wellenlängen-Scans	88
5.7.4.3 Arbeiten mit Referenz-Scans	89
Kapitel 6 Erweiterte Funktionen	93
6.1 System Check	93
6.1.1 Geräteinformationen	93
6.1.2 Aktualisierung der Gerätsoftware	93
6.1.2.1 Software-Update mit USB-Speicher	93
6.1.2.2 Software-Update mit Netzwerkverbindung	94
6.1.3 Optik-Prüfungen	94
6.1.4 AQS Analytische Qualitätssicherung	96
6.1.4.1 Standard Konfiguration	96
6.1.4.2 AQS-Standardmessung durchführen	97
6.1.5 Geräte Backup	98
6.1.6 Servicemenü	99
6.1.7 Servicezeiten	99
6.1.8 Lampenbetriebszeit	100
6.2 Werkzeug-Leiste	100
6.2.1 Anmelden	100
6.2.2 Proben-ID	101
6.2.3 Timer	101
6.2.4 AQS	101
6.2.5 Trends	102
6.2.6 Website LICO	102
Kapitel 7 Wartung	103
7.1 Reinigung von Gerät und Küvetten	103
7.1.1 Spektralphotometer	103
7.1.2 Bildschirm	103
7.1.3 Küvetten	104
7.2 Lampenwechsel	104
7.3 Austausch des wechselbaren Küvettenschachtes	106

Kapitel 8 Fehler- bzw. Displaymeldungen	109
Kapitel 9 Ersatzteile	113
9.1 Zubehör	113
9.2 Ersatzteile	113
Kapitel 10 Gewährleistung, Haftung und Reklamationen	115
Index	117

Kapitel 1 Technische Daten

Änderungen vorbehalten!

Leistungsspezifikationen	LICO 690	LICO 620
Anzeigemodus	Farbmessung, Messung von Farbdifferenzen, Extinktion und Konzentration	Farbmessung
Farbmessung	26 Farbzahlen	5 Farbzahlen
Farbmetrische Auswertung	Alle visuellen Farbzahlen sind für Normlichtart C und 2°-Normalbeobachter entsprechend ISO 11664 berechnet. Farbmetrische Farbzahlen sind wahlweise umschaltbar auf Lichtart A, C, D65 und 2° oder 10°-Normalbeobachter.	
Lichtquelle	Halogenlampe	
Wellenlängen-Bereich	320–1100 nm	
Wellenlängen-Genauigkeit	± 1,5 nm (Wellenlängenbereich 340–900 nm)	
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit	≤ 0,1 nm	
Wellenlängen-Auflösung	1 nm	
Wellenlängen-Kalibrierung	automatisch	
Wellenlängenbereich für Farbmessung	380–720 nm Schritte von 10 nm	
Scangeschwindigkeit	≥ 8 nm/sec (in 1-nm-Schritten)	
Spektrale Bandbreite	5 nm	
Photometrischer Messbereich	± 3 Ext (Wellenlängenbereich 340–900 nm)	
Photometrische Genauigkeit	5 mExt bei 0,0–0,5 Ext, 1 % bei 0,50–2,0 Ext	
Photometrische Linearität	< 0,5 % bis 2 Ext ≤ 1 % bei > 2 Ext mit Neutralglas bei 546 nm	
Streulicht	< 0,1 % T bei 340 nm mit NaNO ₂	
Datenspeicher	3000 Farbmessungen, 100 Farbreferenzwerte, 1000 photometrische Messungen, 20 Wellenlängen-Scans, 20 Zeit-Scans	400 Farbmessungen
Abmessungen des Messgeräts und Umweltbedingungen		
Breite	350 mm (13,78 in)	
Höhe	151 mm (5,94 in)	
Tiefe	255 mm (10,04 in)	
Masse	4200 g (9,26 lb)	
Umgebungsbedingungen (Betrieb)	10–40 °C (50–104 °F), max. 80 % relative Feuchte (ohne Kondensatbildung)	
Umgebungsbedingungen (Lagerung)	–40–60 °C (–40–140 °F), max. 80 % relative Feuchte (ohne Kondensatbildung)	
Zusätzliche technische Daten		
Netzanschluss durch externes Netzteil	Eingang:100–240 V ± 10 VAC/47–63 Hz Ausgang: 15 V/40 VA	
Schnittstellen	2× USB Typ A 1× USB Typ B 1× Ethernet	

Technische Daten

Leistungsspezifikationen	LICO 690	LICO 620
Gehäuseschutzart	IP20	
Schutzklasse	Klasse I	
Einsatzhöhe	2000 m	
Verschmutzungsgrad	2	
Überspannungskategorie	II	
Umgebungsbedingungen	Nur im Innenbereich	
Netzteil	externes Netzteil	

2.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät auspacken, aufstellen und in Betrieb nehmen. Achten Sie auf alle Gefahren- und Warnhinweise. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen des Bedieners oder zu Beschädigungen am Gerät führen.

Um sicherzustellen, dass die Schutzvorrichtungen des Geräts nicht beeinträchtigt werden, darf dieses Gerät auf keine andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Weise verwendet oder installiert werden.

GEFAHR

Zeigt eine potenziell oder unmittelbar gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WARNUNG

Zeigt eine potenziell oder unmittelbar gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

Kennzeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die geringfügige oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät führen kann. Informationen, die besonders hervorgehoben werden sollen.

Hinweis: Informationen, die Aspekte aus dem Haupttext ergänzen.

2.1.1 Warnschilder

Beachten Sie alle Kennzeichen und Schilder, die am Gerät angebracht sind. Nichtbeachtung kann Personenschäden oder Beschädigungen des Geräts zur Folge haben. Für auf dem Gerät angebrachte Symbole finden sich in der Betriebsanleitung entsprechende Warnhinweise.

	Dieses Symbol kann am Gerät angebracht sein und verweist auf Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung.
	Dieses Symbol auf dem Gerät ist ein Hinweis auf heiße Oberflächen.
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische Geräte dürfen ab dem 12. August 2005 europaweit nicht mehr im unsortierten Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden. Gemäß geltenden Bestimmungen (EU-Direktive 2002/96/EG) müssen ab diesem Zeitpunkt Verbraucher in der EU elektrische Altgeräte zur Entsorgung an den Hersteller zurückgeben. Dies ist für den Verbraucher kostenlos. Hinweis: Wenden Sie sich an den Hersteller oder Lieferanten, um zu erfahren, wie Sie ausgediente Geräte, vom Hersteller geliefertes elektrisches Zubehör sowie alle Hilfsartikel zur sachgemäßen Entsorgung oder Wiederverwertung zurückgeben können.

⚠️ WARNUNG

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsche Anwendung oder Missbrauch dieses Produkts entstehen und lehnt die Regulierung solcher Schäden, einschließlich direkter, indirekter und Folgeschäden, in vollem Umfang nach dem anwendbaren Recht ab. Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Identifizierung kritischer Anwendungen und Risiken und das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, um Prozesse während einer möglichen Fehlfunktion der Ausrüstung zu schützen.

2.1.2 Sicherheit der Lichtquellen

Die Lichtquelle wird bei hohen Temperaturen betrieben.

Um die Möglichkeit eines elektrischen Schlags zu vermeiden, trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor die Lampe ausgetauscht wird.

⚠️ VORSICHT

Verbrennungsgefahr. Lassen sie die Lampe(n) mindestens 30 Minuten lang abkühlen, bevor sie gewartet/ausgetauscht werden.

2.1.3 Chemische und biologische Sicherheit

⚠️ GEFAHR

Potenzielle Gefahren bei Kontakt mit chemischen/biologischen Stoffen.

Das Arbeiten mit chemischen Proben, Standards und Reagenzien ist mit Gefahren verbunden.

Machen Sie sich vor der Arbeit mit den notwendigen Sicherheitsverfahren und dem richtigen Umgang mit den Chemikalien vertraut und lesen und befolgen Sie alle einschlägigen Sicherheitsdatenblätter.

Beim normalen Betrieb dieses Geräts kann die Nutzung von gesundheitsgefährdenden Chemikalien oder biologisch schädlichen Proben erforderlich sein.

- Beachten Sie vor dem Umgang mit diesen Stoffen alle, auf den Gebinden der Originallösungen und im Sicherheitsdatenblatt gedruckten Gefahrenhinweise und Sicherheitsinformationen.
- Entsorgen Sie sämtliche verbrauchte Lösungen in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften und Gesetzen.
- Wählen Sie die Art der Schutzausrüstung entsprechend der Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffs am jeweiligen Arbeitsplatz.

2.2 Produktüberblick

Die Geräte LICO 690 und LICO 620 sind VIS-Spektralphotometer mit Wellenlängenbereichen von 320 bis 1100 nm. Die Geräte können eine exakte farbmetrische Auswertung entsprechend den ISO/ASTM-Standards mit nur einer einzigen Messung ausführen und das Ergebnis in Form klassischer Farbsysteme wie Jod-, Hazen- oder Gardner-Farbzahlen anzeigen. Die Geräte unterstützen mehrere Sprachen.

Das LICO 690 wird mit 26 Farbzahlberechnungen geliefert, beim LICO 620 stehen fünf Farbzahlberechnungen zur Auswahl (Jod-, Hazen- und Gardner-Farbzahl, Saybolt Farbzahl und ASTM D 1500 Farbzahlen).

Das LICO 690 enthält, zusätzlich zur Farbmessung, die folgenden Programme und Betriebsarten:

Einzel-Wellenlängen-Modus, Multi-Wellenlängen-Modus, Wellenlängen-Scan und Zeit-Scan-Modus. Die digitalen Messungen werden in den Maßeinheiten Konzentration, Extinktion oder %-Transmission angezeigt, das LICO 690 kann somit im Labor universell für Analysen verwendet werden.

Die Software verwendet Berechnungsmethoden, die der zum Zeitpunkt der Implementierung geltenden Fassung der Normen oder Pharmakopoen entsprechen. Nachträgliche Änderungen, Ergänzungen oder Neuauflagen einer Norm oder eines Arzneibuchs sind nicht Bestandteil der Funktionalität der Software und müssen vom Benutzer eigenständig geprüft und berücksichtigt werden.

⚠️ WARNUNG

Elektrische Gefahren und Brandgefahr.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Tisch-Netzteil LZV844.
Nur qualifiziertes Fachpersonal darf unter Einhaltung aller lokal gültigen Sicherheitsvorschriften, die in diesem Abschnitt des Handbuchs beschriebenen Arbeiten durchführen.

3.1 Auspacken des Geräts

Zum Lieferumfang des LICO 690/620 gehören folgende Komponenten:

- Spektralphotometer LICO 690 bzw. LICO 620
- Staubschutzhaube
- USB-Staubschutzkappe, serienmäßig eingesetzt
- Tisch-Netzteil mit Netzkabel
- Küvetten-Adapter Z, serienmäßig eingesetzt
- Basis-Bedienungsanleitung

Hinweis: Sollte eines der aufgelisteten Teile fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den Hersteller oder die zuständige Vertretung.

3.2 Betriebsumgebung

Beachten Sie folgende Punkte, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und somit eine lange Lebensdauer hat.

- Stellen Sie das Gerät sicher auf eine ebene Fläche. Schieben Sie keine Gegenstände unter das Gerät.
- Die Umgebungstemperatur muss 10–40 °C (50–104 °F) betragen.


ACHTUNG

Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen durch Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung und andere Hitzequellen.

- Die relative Feuchte muss unter 80 % (ohne Kondensatbildung) liegen.
- Halten Sie oberhalb und an allen Seiten des Geräts einen Abstand von mindestens 15 cm ein, damit Luft zirkulieren kann und eine Überhitzung der elektrischen Teile vermieden wird.
- Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an extrem staubigen, feuchten oder nassen Orten.
- Halten Sie die Oberfläche des Geräts, den Küvetten-schacht und sämtliches Zubehör jederzeit sauber und trocken. Entfernen Sie Spritzer oder verschüttete Stoffe auf oder im Gerät unverzüglich (siehe [Kapitel 7](#)).


3.3 Vorder- und Rückansicht

Abbildung 1 Vorderansicht

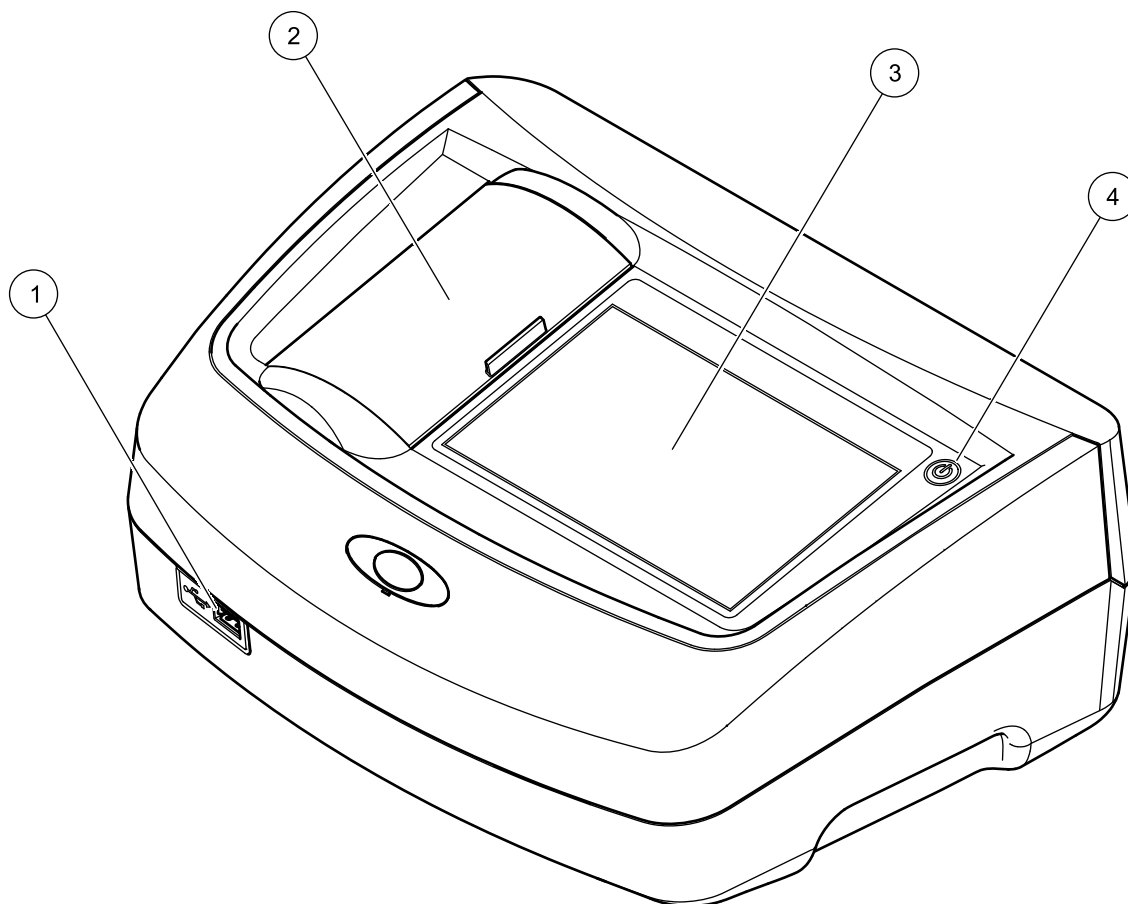

1	USB-Schnittstelle Typ A	3	Touchscreen
2	Küvettschacht-Abdeckung	4	Ein/Aus-Schalter

Abbildung 2 Rückansicht

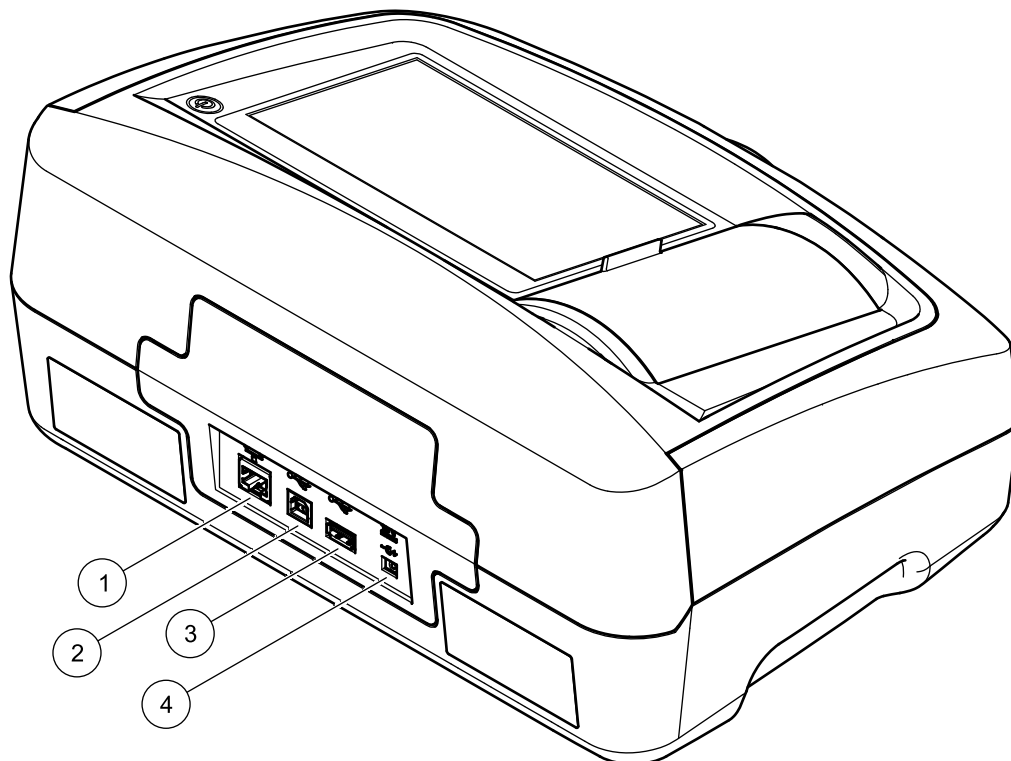

1	Ethernet-Schnittstelle	3	USB-Schnittstelle Typ A
2	USB-Schnittstelle Typ B	4	Buchse für Tisch-Netzteil

3.4 Spannungsversorgung/Stromanschluss

⚠ WARNUNG

Elektrische Gefahren und Brandgefahr.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Tisch-Netzteil LZV844.

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Tisch-Netzteil.
2. Stecken Sie das Kabel des Tisch-Netzteils in die Rückseite des Geräts ein ([Abbildung 2, Seite 17](#)).
3. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose (100–240 V~ / 47–63 Hz).
4. Schalten Sie den Netzschalter neben dem Bildschirm ein, um die Stromversorgung einzuschalten ([Abbildung 1, Seite 16](#)).

Hinweis: Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Spannungsversorgung.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die benutzte Steckdose frei zugänglich ist.

3.5 Schnittstellen

Das Gerät verfügt serienmäßig über drei USB-Schnittstellen und eine Ethernet-Schnittstelle, die sich auf der Vorder- und Rückseite des Geräts befinden ([Abbildung 1, Seite 16](#) und [Abbildung 2, Seite 17](#)).

Die USB-A-Anschlüsse dienen zur Kommunikation mit einem Drucker, USB-Speicher oder einer Tastatur. Ein USB-Speicher kann zur Aktualisierung der Gerätesoftware verwendet werden.

Der USB-B-Anschluss dient zum Datenaustausch mit einem PC.

Über einen USB-Hub können auch verschiedene Zubehörgeräte gleichzeitig angeschlossen werden.

Hinweis: *USB-Kabel dürfen nicht länger als 3 m sein.*

Diese Schnittstellen dienen der Ausgabe von Daten und Grafiken auf Druckern und PCs und der Aktualisierung der Gerätesoftware (siehe [Kapitel 6.1.2, Seite 93](#)). Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt den Echtzeit-Datentransfer in lokalen Netzwerken, an LIMS-Systemen oder SC Controllern. Verwenden Sie für die Ethernet-Schnittstelle nur abgeschirmte Kabel mit max. 20 m Länge.

Tabelle 1 Schnittstellen

Schnittstellen	Beschreibung
USB A	Diese USB-Schnittstelle ist für den Anschluss eines Druckers, eines USB-Speichers oder einer Tastatur vorgesehen.
USB B	Diese USB-Schnittstelle ist nur für die Verbindung zwischen dem Gerät und einem PC vorgesehen (mit Installation der entsprechenden Software).
Ethernet	Die Ethernet-Schnittstelle ist zur Datenübertragung an einen PC ohne installierte Software oder in ein lokales Netzwerk vorgesehen. Verwenden Sie für die Ethernet-Schnittstelle nur abgeschirmte Kabel mit max. 20 m Länge.

3.6 Küvettenschächte und Küvetten-Adapter

3.6.1 Küvettenschächte und -adapter

Öffnen Sie die Küvettenschächte, indem Sie die Küvettenschacht-Abdeckung nach links schieben.

Die Abdeckung versenkt sich seitlich neben den Küvettenschächten.

Hinweis: *Schließen Sie die Küvettenschacht-Abdeckung bei längeren Benutzungspausen, um die Optik des Gerätes vor Staub und Verunreinigungen zu schützen.*

Das Gerät hat zwei Küvettenschächte ([Abbildung 3, Seite 20](#)). Es kann nur jeweils ein Küvettentyp für eine Messung eingesetzt werden.

Küvettenschacht (1) für:

- 11 mm Rundküvetten

Hinweis: *Setzen Sie in den Küvettenschacht (2) den Küvetten-Adapter Z ein.*

Küvettenschacht (2) für:

Folgende Küvettentypen können in den Küvettenschacht (2) eingesetzt werden.

- Ohne Küvetten-Adapter Z, direkt in den Küvettenschacht (2), können Sie 50 mm Küvetten einsetzen.
- Mit Küvetten-Adapter Z: 10 mm Rechteckküvetten.

Hinweis: Diese Küvetten **müssen** mit Küvetten-Adapter Z eingesetzt werden.


Hinweis: Bei starken Verunreinigungen können Sie den Küvettenschacht (2) austauschen (siehe Kapitel [7.3](#), Seite [106](#)).

3.6.2 Installation des Küvetten-Adapter Z

1. Öffnen Sie den Küvettenschacht.
2. Setzen Sie den Küvetten-Adapter Z so in den Küvettenschacht (2) ein, dass der Pfeil auf dem Küvetten-Adapter in Richtung des Küvettenschacht (1) zeigt ([Abbildung 3](#), Seite [20](#)).

Hinweis: Der Pfeil auf dem Küvetten-Adapter zeigt die Richtung des Strahlengangs an.

Abbildung 3 Küvettenschächte und Küvetten-Adapter Z

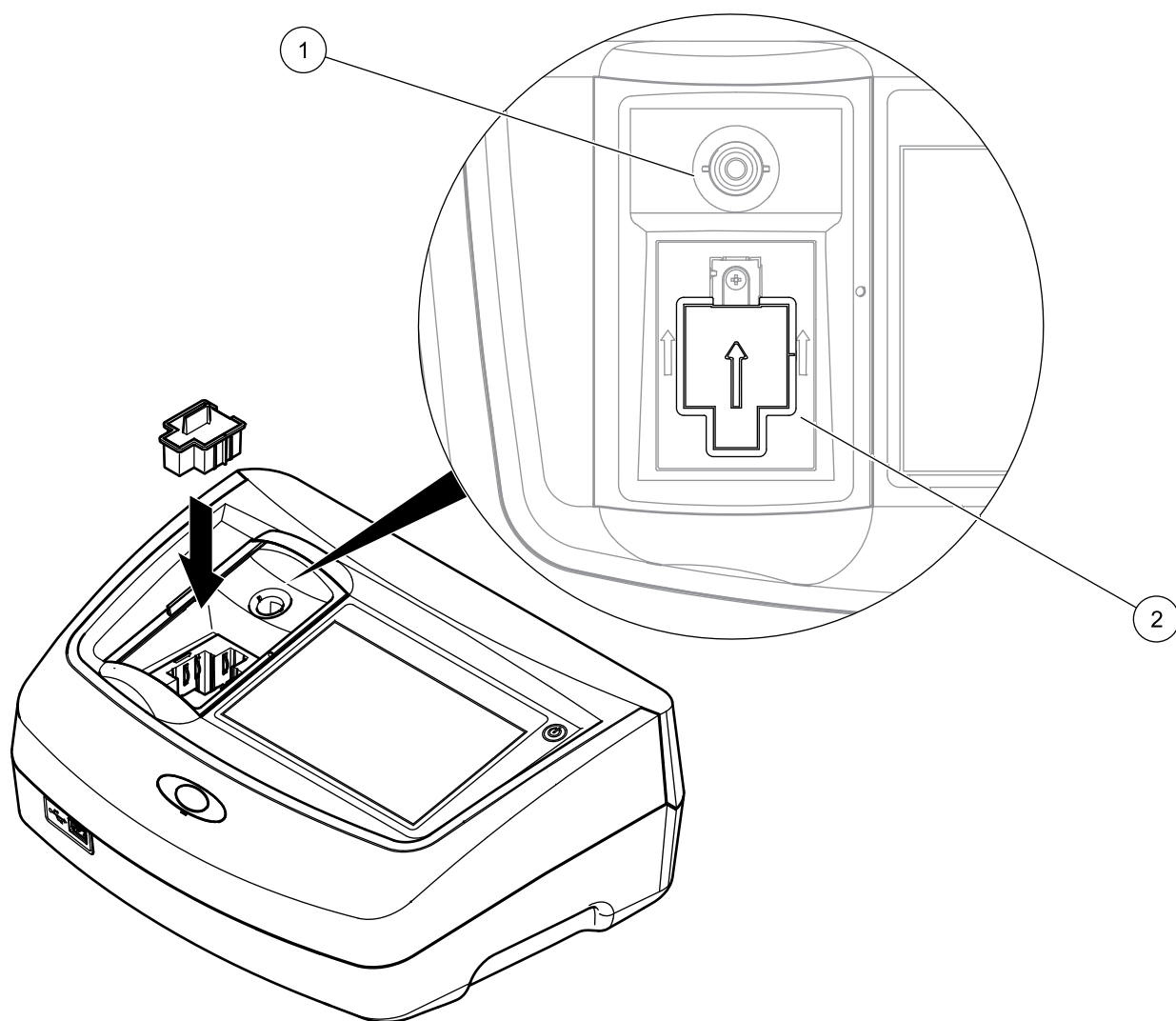

1 Küvettenschacht (1) für Rundküvetten

2 Küvettenschacht (2) für Rechteckküvetten,
Küvetten-Adapter Z installiert

ACHTUNG

Alle Bildschirm-Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen dem LICO 690. Die Bildschirm-Darstellungen des LICO 620 können hiervon abweichen.

4.1 Einschalten des Geräts, Boot-Vorgang

1. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät durch Betätigen des Netzschalters neben dem Bildschirm ein.
3. Das Gerät startet automatisch für einen ca. 45 Sekunden dauernden Boot-Vorgang. Der Bildschirm zeigt das Hersteller-Logo an. Am Ende des Boot-Vorgangs ertönt eine Startmelodie.

Hinweis: Warten Sie vor jedem erneuten Einschalten ca. **20 Sekunden**, um die Elektronik und Mechanik des Geräts nicht zu beschädigen.

4.2 Sprachauswahl



Die Software unterstützt mehrere Sprachen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, öffnet sich automatisch nach dem Boot-Vorgang eine Liste zur Auswahl einer Sprache.


1. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
2. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Das Testprogramm startet dann automatisch.

Änderung der Spracheinstellung

Das Gerät arbeitet in der gewählten Sprache, bis die Option geändert wird.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Während des Boot-Vorgangs berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle so lange (ca. 45 Sekunden), bis die Liste zur Auswahl einer Sprache erscheint.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Das Testprogramm startet dann automatisch.


4.3 Testprogramm

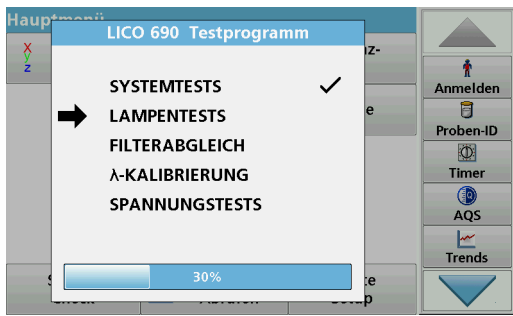

Nach jedem Einschalten des Geräts beginnt ein Testprogramm.

Im Verlauf dieses Programms (ca. 25 Sekunden) werden Systemtests, Lampentests, Filterabgleich, Wellenlängenkalibrierung und Spannungstests durchgeführt. Auf dem Bildschirm wird jede überprüfte Funktion entsprechend markiert.


Hinweis: Fehlermeldungen während des Testprogramms siehe [Kapitel 8, Seite 109](#).

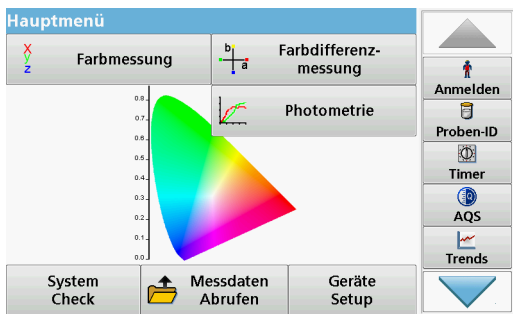

Nach Beendigung des Testprogramms wird das Hauptmenü angezeigt.

Hinweis: In [Kapitel 5.1.3, Seite 24](#) finden Sie eine detaillierte Beschreibung des Hauptmenüs.

4.4 Stromsparmodus

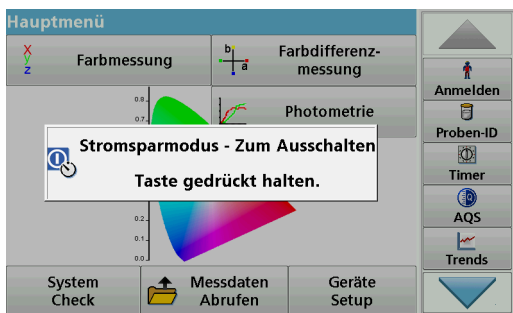

Das Gerät kann in einen Stromsparmodus geschaltet werden.

1. Betätigen Sie kurz den Netzschalter neben dem Bildschirm.
Die Meldung „Stromsparmodus“ wird angezeigt.
Anschließend schaltet der Bildschirm automatisch ab.
2. Zum Einschalten betätigen Sie den Netzschalter neben dem Bildschirm.
Das Testprogramm startet automatisch.
Danach ist das Gerät betriebsbereit.

4.5 Ausschalten des Geräts

1. Betätigen Sie den Netzschalter neben dem Bildschirm für ca. 5 Sekunden.

5.1 Überblick

5.1.1 Hinweise zur Verwendung des Touchscreens

Der gesamte Bildschirm reagiert auf Berührung. Treffen Sie durch Antippen mit dem Fingernagel, der Fingerkuppe, einem Radiergummi oder einem speziellen Taststift eine Auswahl. Berühren Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen (z. B. einer Kugelschreiberspitze).

- Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf dem Bildschirm ab, da es sonst zerkratzt werden könnte.
- Berühren Sie Schaltflächen, Wörter oder Symbole, um sie auszuwählen.
- Zum schnellen Blättern in langen Listen stehen Bildlaufleisten zur Verfügung. Halten Sie die Bildlaufleiste gedrückt und blättern Sie durch Auf- und Abwärtsbewegung durch die Liste.
- Durch Antippen eines Listeneintrags lässt sich dieser hervorheben. Nach erfolgter Auswahl wird der Eintrag als inverser Text dargestellt (heller Text auf dunklem Hintergrund).

5.1.2 Benutzung des alphanumerischen Tastenfelds



Diese Anzeige dient zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Symbolen zur Programmierung des Geräts. Nicht verfügbare Optionen sind deaktiviert (erscheinen in grau). Die Symbole links und rechts am Bildschirm werden in [Tabelle 2](#) beschrieben.

Die Bezeichnungen des mittleren Tastenfeldes ändern sich je nach gewählter Eingabefunktion. Berühren Sie jede Taste so oft, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm erscheint. Ein Leerzeichen wird als Unterstrich mit der Taste **YZ_** eingegeben.


Mit **Abbruch** wird die Eingabe abgebrochen mit **OK** wird die Eingabe bestätigt.

Hinweis: Sie können auch eine USB-Tastatur (mit US-Tastaturlayout) oder einen USB-Barcode-Handscanner zur Eingabe verwenden (siehe [Kapitel 9, Seite 113](#)).

Tabelle 2 Alphanumerisches Tastenfeld

Symbol/Taste	Beschreibung	Funktion
ABC/abc	Alphabetisch	Schaltet bei der Eingabe von Buchstaben zwischen Groß- und Kleinschreibung um.
# %	Symbole	Eingabe von Satzzeichen, Symbolen sowie hoch und tief gestellten Zahlen.
123	Numerisch	Eingabe von normalen Zahlen.
CE	Löschen	Vorhandenen Eintrag löschen.
Pfeil links	Rücktaste	Löschen des aktuellen Zeichens und eine Zeichenposition zurück gehen.
Pfeil rechts	Weiter	Navigiert zum nächsten Leerzeichen bei einer Eingabe.

5.1.3 Hauptmenü

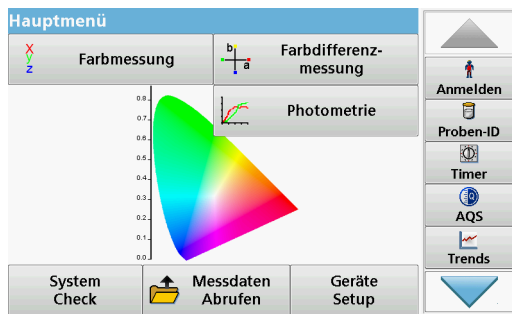

Über das Hauptmenü sind zahlreiche Programme wählbar. Jede Menüoption wird in der nachstehenden Tabelle kurz beschrieben.

Rechts im Bildschirm finden Sie eine Werkzeug-Leiste. Durch Antippen werden die verschiedenen Funktionen aktiviert.

Tabelle 3 Hauptmenüoptionen

Option		Funktion
Farbmessung		Der FARBMESSUNGSMODUS wird verwendet, um Farbzahlen wie Hazen, Gardner und Saybolt zu bestimmen. Im LICO 690 stehen zusätzlich die dreidimensionalen absoluten farbmtrischen Werte wie die Farbskalen von CIE-L*a*b*, Hunter-Lab oder des europäischen Arzneibuchs zur Verfügung.
Farbdifferenzmessung (nur LICO 690)		Der Modus zur FARBDIFFERENZMESSUNG wird verwendet, um eine quantitative Farbdifferenz zwischen einer Referenz (R) und einer Probe (P) im dreidimensionalen Farbraum (CIE-L*a*b* oder Hunter-Lab) zu bestimmen. In diesem Modus ist ein zusätzlicher Referenzspeicher für bis zu 100 Referenzen verfügbar.
Photometrie (nur LICO 690)	Einzel-Wellenlänge	Messungen bei einer Wellenlänge sind: Extinktionsmessung: Gemessen wird die von der Probe absorbierte Lichtmenge in Extinktionseinheiten. Transmissionsmessung (%): Gemessen wird der prozentuale Anteil des Lichts, das die Probe durchdringt und den Detektor erreicht. Konzentrationsmessung: Durch die Eingabe eines Konzentrationsfaktors können die Extinktionsmesswerte in Konzentrationswerte umgerechnet werden.
	Multi-Wellenlänge	Der Multi-Wellenlängen-Modus erlaubt Messungen von Extinktion (Ext) oder Prozent Transmission (%T) bei bis zu vier Wellenlängen und erstellt Berechnungen für Extinktionsdifferenzen und Extinktionsverhältnisse. Einfache Umrechnungen in Konzentrationen können ebenfalls erfolgen.
	Zeit-Scan	Der Zeit-Scan zeichnet Extinktion oder % Transmission bei einer Wellenlänge über einen festgelegten Zeitraum auf.
	Wellenlängen-Scan	Ein Wellenlängen-Scan zeigt, wie das Licht über ein definiertes Wellenlängenspektrum von einer Probe absorbiert wird. Mit dieser Funktion kann die Wellenlänge ermittelt werden, bei der der maximale Extinktionswert gemessen werden kann. Das Extinktionsverhalten wird während des Scans grafisch dargestellt.
System Check		Unter das Menü „System Check“ fallen eine Reihe von Optionen, wie Geräteinformationen, Optik-Prüfungen, Geräte Backup, Servicezeiten, Geräte-Update, Einstellungen zur Analytischen Qualitätssicherung und Lampenbetriebszeiten.
Messdaten Abrufen		Gespeicherte Daten können abgerufen, gefiltert, an einen Drucker, Speicherstick oder PC gesendet und gelöscht werden.
Geräte Setup		In diesem Menü werden anwenderspezifische bzw. verfahrensspezifische Einstellungen vorgenommen: Anwender-ID, Datum und Uhrzeit, Sicherheitseinstellungen, gespeicherte Daten, Ton, PC und Drucker und Energieverwaltung.

5.2 Geräte Setup



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Geräte Setup**.

Eine Auswahl verschiedener Funktionen wird angezeigt, um die Funktionen des Geräts zu konfigurieren.

5.2.1 Anwender-ID

Mit dieser Option lassen sich bis zu 30 verschiedene Anwender-Kürzel (mit jeweils max. 10 Zeichen) in das Gerät eingeben. Diese Funktion hilft nachzuvollziehen, welcher Anwender jeweils eine Probe gemessen hat.



1. Tippen Sie auf **Anwender-ID** im „Geräte Setup“.
2. Tippen Sie auf **Optionen>Neu**, um eine neue Anwender-ID einzugeben.

Hinweis: Wenn noch keine Anwender-ID eingegeben wurde, wird direkt das alphanumerische Tastenfeld angezeigt.
3. Benutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld, um eine neue Anwender-ID einzugeben.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



5. Weisen Sie mit **Pfeil Links** und **Pfeil Rechts** der Anwender-ID ein Symbol zu.
6. Tippen Sie auf **Anwenderpasswort**, um die Anwender-ID mit einem Passwort zu schützen.
7. Benutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld, um ein Anwenderpasswort einzugeben.
8. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



9. Mit **Abbruch** löschen Sie die komplette Eingabe der Anwender-ID.
Mit **Zurück** gelangen Sie wieder in den Eingabebildschirm zur Anwender-ID.
Mit **OK** bestätigen Sie die Eingabe. Folgender Bildschirm wird angezeigt.



10. Mit **Zurück** kehrt das Gerät in das Menü „Geräte Setup“ zurück.
Mit **Abmelden** wird eine aktive Anwender-ID ausgeloggt.
Mit **Anmelden** wird die gewählte Anwender-ID aktiv.
Mit **Optionen** können weitere Anwender-IDs eingegeben, geändert oder gelöscht werden. Folgender Bildschirm wird angezeigt:




11. Mit **Neu** können Sie eine weitere Anwender-ID eingeben.
Mit **Löschen** wird eine Anwender-ID gelöscht.
Mit **Bearbeiten** wird eine Anwender-ID bearbeitet.



Drücken Sie nach dem Messen **Nach Messung entfernen**, um ein Auswahlfeld zu öffnen:
Wenn "EIN" ausgewählt ist, wird der Inhalt des Proben-ID-Feldes gelöscht, nachdem die Küvette aus dem Küvettschacht entfernt wurde.
Wenn "AUS" gewählt wird, bleibt der Inhalt des Proben-ID-Feldes für die nächsten Messungen erhalten.

5.2.2 Proben-ID


Mit dieser Option können Sie bis zu 100 verschiedene Probenbezeichnungen (mit jeweils max. 20 Zeichen) in das Gerät eingeben. Damit können Sie z. B. den Ort der Probenahme oder andere probenspezifische Informationen festhalten.

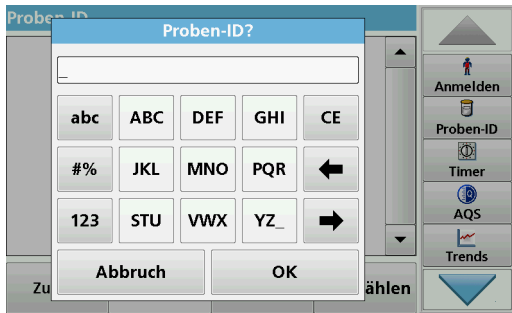


1. Tippen Sie rechts in der Werkzeug-Leiste auf **Proben-ID**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um eine neue Proben-ID einzugeben.
Hinweis: Wenn noch keine Proben-ID eingegeben wurde, wird direkt das alphanumerische Tastenfeld angezeigt.
3. Benutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld, um eine neue Proben-ID einzugeben.

Hinweis: Wenn ein USB-Barcode-Handscanner (siehe Kapitel 5.2.2.1, Seite 28) angeschlossen ist, können Proben-IDs auch eingescannt werden.

4. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

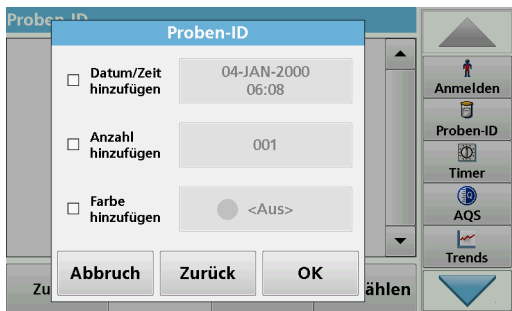


5. Weisen Sie der Proben-ID das aktuelle Datum und die Uhrzeit, eine fortlaufende Nummer oder eine Farbe zu.

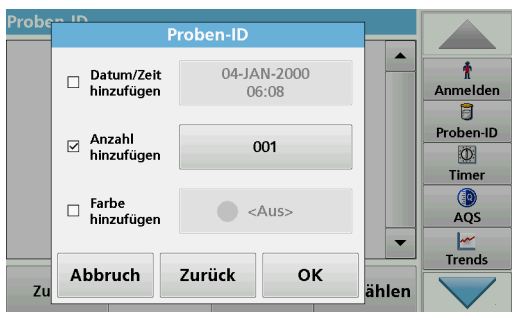

6. Wenn Sie Proben-IDs fortlaufend nummerieren möchten (z. B. Zulauf (01) usw.), tippen Sie auf **Anzahl hinzufügen**.
 - Legen Sie die erste Zahl der fortlaufenden Nummerierung mit den Pfeiltasten fest.
 - Benutzen Sie die Schaltfläche zwischen den Pfeiltasten, um die erste Zahl der fortlaufenden Nummerierung über das alphanumerische Tastenfeld direkt einzugeben.
7. Tippen Sie auf **OK**, um zum Menü „Geräte Setup“ zurückzukehren.


Die Proben-ID ist jetzt aktiv. Jede Proben-ID wird nach einer Messung automatisch aufsteigend nummeriert. Die Zahl wird in Klammern hinter die Proben-ID gestellt.

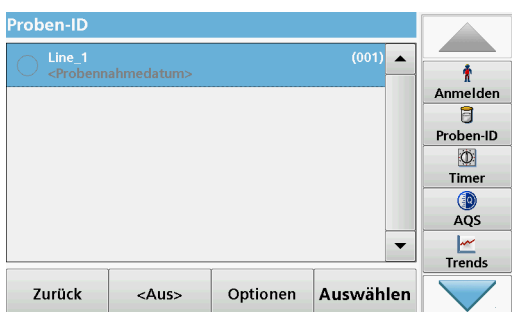

8. Mit **Zurück** kehrt das Gerät in das Menü „Geräte Setup“ zurück.
Mit **Aus** schalten Sie eine aktive Proben-ID aus.
Mit **Auswählen** wird die gewählte Proben-ID aktiv.
Mit **Optionen** können weitere Proben-IDs eingegeben, geändert oder gelöscht werden. Folgender Bildschirm wird angezeigt:




9. Mit **Neu** können Sie eine weitere Proben-ID eingeben. Mit **Löschen** löschen Sie eine Proben-ID. Mit **Bearbeiten** bearbeiten Sie eine Proben-ID. Mit **Proben-ID-Liste importieren** können über einen USB-Stick oder Netzwerk *.txt und *.csv Dateien importiert werden, siehe [Kapitel 5.2.2.3, Seite 29](#).

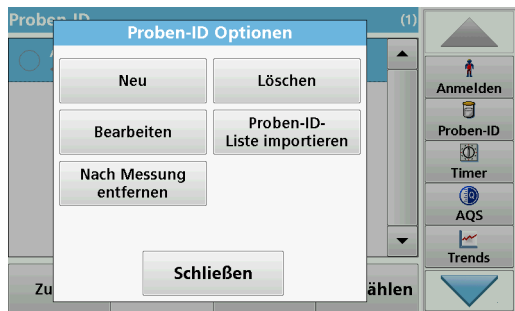


10. Tippen Sie nach dem Lesen auf **Nach Messung entfernen**, um ein Auswahlfeld zu öffnen:
Wenn **Ein** ausgewählt ist, wird der Inhalt des Proben-ID-Feldes gelöscht, nachdem die Probenküvette aus dem Küvettenschacht Fach entfernt wird.
Wenn **Aus** gewählt wird, bleibt der Inhalt des Proben-ID-Feldes für die nächsten Messungen erhalten.

5.2.2.1 Proben-ID mit Handscanner-Methode 1

1. Schließen Sie den Handscanner an die USB Schnittstelle an. Das erfolgreiche Anschließen wird mit einem Ton quittiert.
2. Tippen Sie auf **Proben-ID>Optionen** und **NEU**.
3. Barcode mit Handscanner einlesen.
4. Der Proben-ID kann das aktuelle Datum und die Uhrzeit, eine fortlaufende Nummer und eine Farbe zugewiesen werden. Wählen Sie die gewünschten Optionen bzw. eine Farbe.
5. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

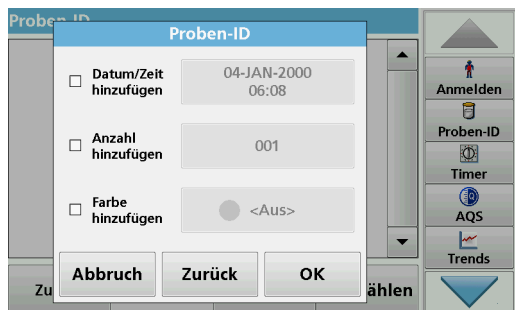

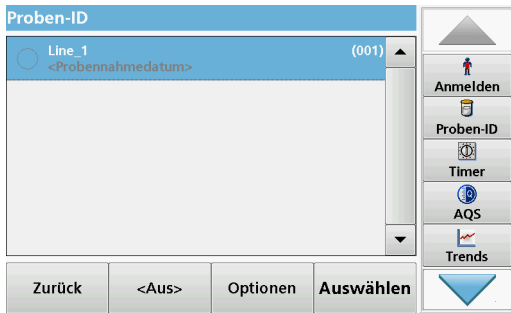

6. Tippen Sie für jeden weiteren Barcode erneut auf **NEU** und wiederholen den Vorgang.

5.2.2.2 Proben-ID mit Handscanner-Methode 2

1. Lesen Sie die Proben-ID im Messmodus mit dem Handscanner ein und vermessen Sie die Küvette.

Dier Proben-ID wird zusammen mit dem Messwert gespeichert, aber nicht in die Liste der Proben-IDs übernommen.

Hinweis: Wenn Sie eine Proben-ID entfernen möchten, aktivieren Sie die ID durch Anwählen und tippen Sie auf **Löschen**.

Hinweis: Sie können eine Proben-ID im Messmodus eingeben oder ändern. Tippen Sie dazu auf **Optionen>Weitere>Geräte Setup**. Wenn eine Proben-ID bereits zugeordnet ist, wählen Sie das Symbol „Proben-ID“.

5.2.2.3 Proben-ID-Liste importieren

1. Erstellen Sie eine externe Proben-ID-Liste mit einem Tabellenkalkulationsprogramm.
Vier Spalten sind zulässig, Spalte 1 beinhaltet die laufende Nummer, Spalte 2 die Probenbezeichnung, Spalte 3 und 4 sind frei verfügbar.
Überschriften und Kommentarzeilen müssen mit # beginnen.
2. Legen Sie auf einem USB-Stick oder in Ihrem eingerichteten Netzwerk einen Ordner „SampleID“ an.
3. Speichern Sie die Proben-ID-Liste mit **Speichern unter** in dem Format CSV oder UNICODE-TXT in den Ordner „SampleID“.
4. Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Stick oder Netzwerk.
Alle *.TXT und *.CSV-Dateien in dem SampleID-Ordner werden zur Auswahl angezeigt.
5. Wählen Sie die gewünschte Datei mit **OK** aus.
6. Übernehmen Sie die angezeigte Proben-ID-Liste mit **FERTIG**.

5.2.3 Sicherheitseinstellungen

Das Menü „Sicherheit“ enthält eine Vielzahl von Sicherheitseinstellungen, um den Zugriff auf verschiedene Funktionen zu beschränken.

Allen Funktionen können Sie drei verschiedene Sicherheitsebenen zuweisen:

- **keine Sicherung:** jeder Anwender kann in diesem Bereich Änderungen vornehmen.
- **ein Schlüssel:** jeder Anwender, dem diese Sicherheitsebene zugewiesen wurde, kann Änderungen bei Funktionen ohne Sicherung und bei Funktionen mit einem Schlüssel vornehmen.
- **zwei Schlüssel:** jeder Anwender, dem diese Sicherheitsebene zugewiesen wurde, kann Änderungen in allen Funktionen vornehmen.




1. Tippen Sie auf **Sicherheit** im Menü „Geräte Setup“.
2. Sie müssen als Sicherheits-Administrator ein Passwort vergeben, um die **Sicherheitsliste** zu aktivieren. Tippen Sie auf **Sicherheitspasswort**.




3. Geben Sie ein neues Sicherheitspasswort (bis zu jeweils 10 Zeichen lang) über das alphanumerische Tastenfeld ein, und bestätigen Sie mit **OK**.



4. Tippen Sie auf **Sicherheitsliste**, um verschiedene Funktionen mit der Sicherheitsebene 1 oder 2 zu belegen.

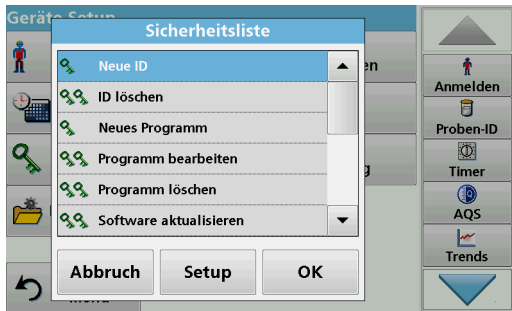

- Wählen Sie die gewünschte Funktion und tippen Sie auf **Setup**.

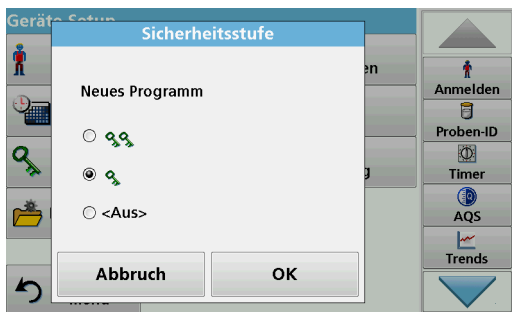

- Wählen Sie die gewünschte Sicherheitsebene (zwei Schlüssel, ein Schlüssel oder Aus) und bestätigen Sie mit **OK**.
- Tippen Sie auf **OK**, um zum Menü „Sicherheit“ zurückzukehren.




- Aktivieren Sie das Optionsfeld **Ein**, um die neuen Einstellungen der Sicherheitsliste zu aktivieren.
- Tippen Sie auf **OK**, um zum Menü „Geräte Setup“ zurückzukehren.

Hinweis: Das alphanumerische Tastenfeld zur Passwortabfrage erscheint, wenn Sie versuchen eine gesperrte Einstellung zugänglich zu machen.

5.2.3.1 Anwender Sicherheitsebene zuweisen

Sie können jedem Anwender mit einer Anwender-ID eine Sicherheitsebene zuweisen. Diese Zuweisung ist an das Anwenderpasswort gebunden. Die Einrichtung muss zusammen mit dem Sicherheits-Administrator und dem Anwender erfolgen.

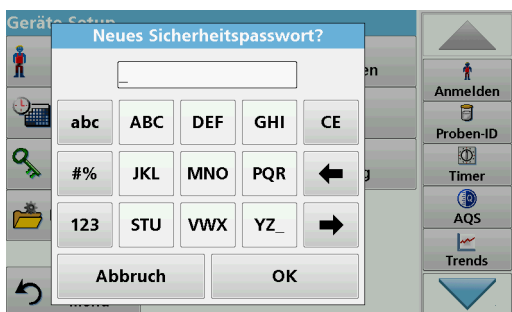


- Tippen Sie auf **Anwender-ID** im „Geräte Setup“.
- Geben Sie das Sicherheitspasswort ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Richten Sie eine Anwender-ID ein (siehe [Kapitel 5.2.1](#)).



4. Tippen Sie auf **Anwenderpasswort**.
5. Geben Sie das Anwenderpasswort ein und bestätigen Sie mit **OK**.



6. Tippen Sie auf **Sicherheitsstufe <Aus>**.
 7. Geben Sie das Sicherheitspasswort ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Die aktuelle Sicherheitsstufe für den ausgewählten Anwender wird angezeigt.

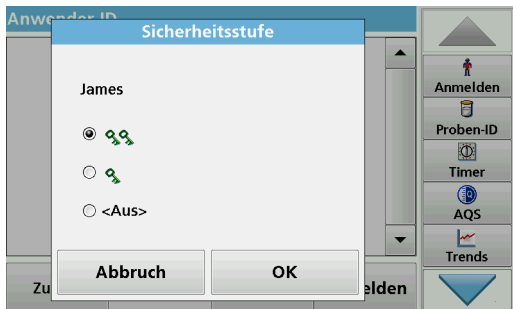

8. Wählen Sie die gewünschte Sicherheitsebene für diese Anwender-ID und bestätigen Sie mit **OK**.



9. Bestätigen Sie mit **OK**.



Die Anwender-ID wird mit der gewählten Sicherheitsebene angezeigt.

10. Aktivieren Sie mit **Anmelden** wird die gewählte Anwender-ID.
11. Geben Sie das Anwenderpasswort ein.
12. Bestätigen Sie mit **OK** und kehren in „Geräte Setup“ zurück.

5.2.3.2 Passwort deaktivieren




1. Tippen Sie auf **Sicherheit** im Menü „Geräte Setup“.
2. Geben Sie das Sicherheitspasswort ein und bestätigen Sie mit **OK**.




3. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Aus**, um die Einstellungen der Sicherheitsliste zu deaktivieren.
4. Tippen Sie auf **OK** und kehren Sie in das Menü „Geräte Setup“ zurück.

***Hinweis:** Nutzen Sie diese Funktion um ein bestehendes Passwort zu löschen oder ein neues einzugeben.*


5.2.4 Datum und Uhrzeit

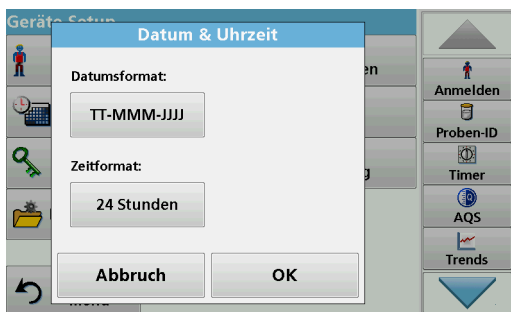


1. Tippen Sie auf **Datum und Uhrzeit** im „Geräte Setup“.

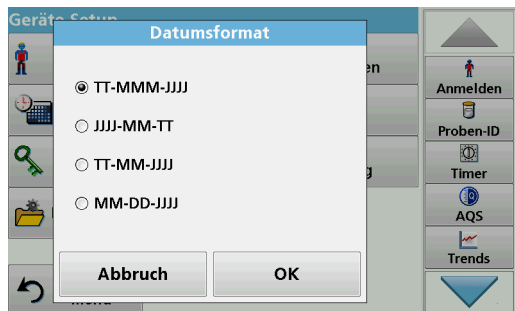

2. Tippen Sie auf **Datumsformat** für das Datum.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

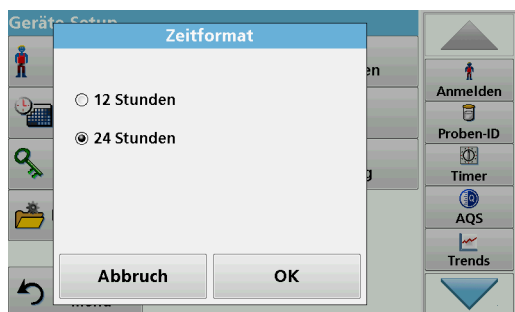

4. Tippen Sie auf **Zeitformat** für die Uhrzeit.
5. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

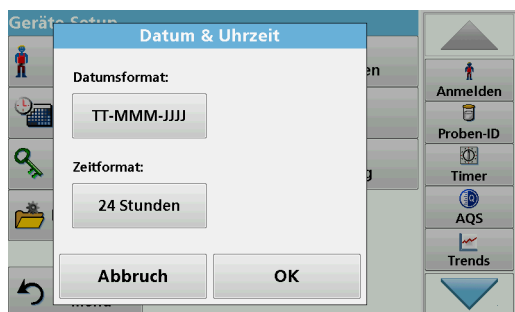

6. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



7. Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Verändern Sie die Angaben mit den Pfeiltasten.
8. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.
Das Gerät kehrt dann zum „Geräte Setup“ zurück.

5.2.5 Klangeinstellungen



1. Tippen Sie auf **Klangeinstellungen** im „Geräte Setup“.

Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Alle:** Aktiviert/deaktiviert einen Ton mit variabler Lautstärke bei jeder Funktion, mit Ausnahme des Timers.
- **Touchscreen:** Aktiviert/deaktiviert einen kurzen Ton mit variabler Lautstärke bei jeder Berührung des Bildschirms.
- **Messung beendet:** Aktiviert/deaktiviert einen kurzen Ton mit variabler Lautstärke, wenn die Messung beendet ist.
- **Timer:** Stellt einen kurzen/langen Ton mit variabler Lautstärke bei Ablauf des Timers ein.
- **Einschalten:** Aktiviert/deaktiviert eine Startmelodie mit variabler Lautstärke beim Start des Testprogramms.
- **Warnung:** Aktiviert/deaktiviert einen kurzen Ton mit variabler Lautstärke bei einer Fehlermeldung.
- **Ausschalten:** Aktiviert/deaktiviert einen kurzen Ton mit variabler Lautstärke beim Ausschalten.



2. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus.

3. Tippen Sie auf **Setup** und führen Sie die gewünschten Einstellungen durch.

4. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

5. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

Das Gerät kehrt dann zum „Geräte Setup“ zurück.


5.2.6 PC und Drucker

Das Gerät verfügt serienmäßig über eine Ethernet-Schnittstelle und 2 USB-Schnittstellen auf der Rückseite des Geräts, sowie über eine USB-Schnittstelle auf der Vorderseite (siehe [Abbildung 1, Seite 16](#) und [Abbildung 2, Seite 17](#)). Diese Schnittstellen können zur Ausgabe von Daten und Grafiken auf Druckern, der Datenaktualisierung und der Datenübertragung auf einen PC und in einem Netzwerk genutzt werden. Sie sind für den Anschluss eines USB-Speichers, einer externen USB-Tastatur oder eines USB-Barcode-Handscanners bestimmt.

Hinweis: Sie können mit einem USB-Hub auch verschiedene Zubehörgeräte gleichzeitig anschließen.

Ein USB-Speicher wird zur Aktualisierung von Daten verwendet, siehe [Kapitel 6.1.2, Seite 93](#).


Hinweis: Ein abgeschirmtes **USB-Kabel** darf nicht länger als **3 m** sein!

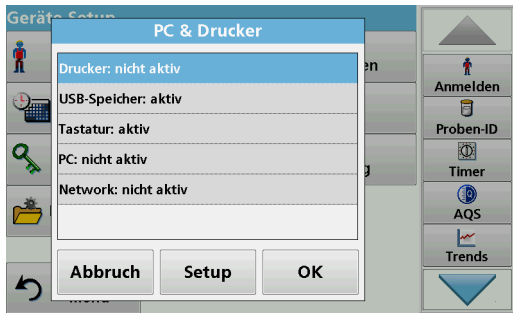


1. Tippen Sie auf **PC & Drucker** im „Geräte Setup“.

Eine Informationsliste über den aktuellen Verbindungsstatus wird geöffnet.

5.2.6.1 Drucker-Setup

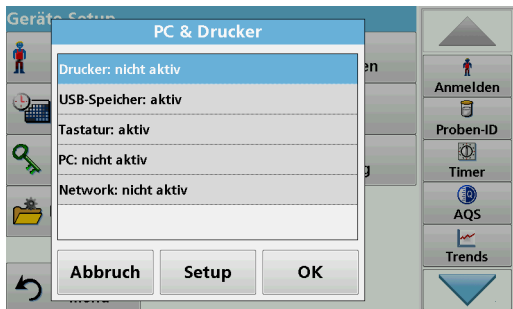


2. Tippen Sie auf **Drucker**.
3. Tippen Sie auf **Setup**, um das Menü zur Druckereinrichtung anzuzeigen.

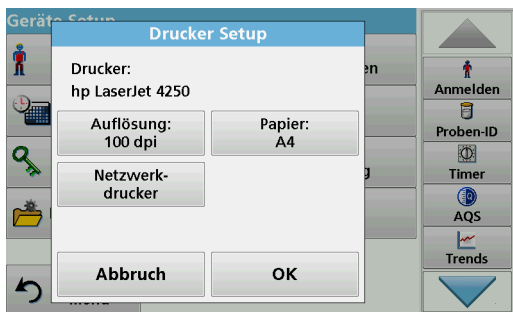

Drucker einrichten:

- Auflösung: Schriftgröße
- Papier: Papierformat
- Netzwerkdrucker: automatische Druckersuche oder fixe Eingabe über IP-Adresse.

Hinweis: Wenn ein optionaler Thermodrucker angeschlossen ist, steht die Option „Auto-Send“ ein/aus zur Verfügung.

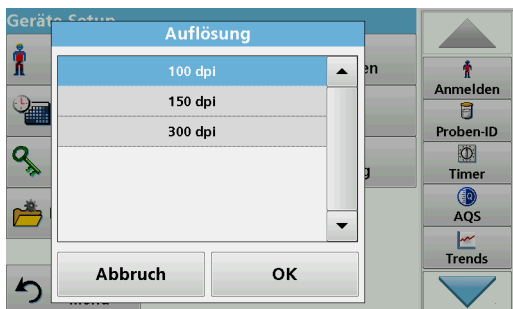


4. Tippen Sie auf **Auflösung**, um die Druckqualität zu wählen.

Zur Auswahl stehen

- 100 dpi,
- 150 dpi und
- 300 dpi.

5. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

*Hinweis: Tippen Sie nochmals auf **OK**, um zum Menü „Geräte Setup“ zurückzukehren.*

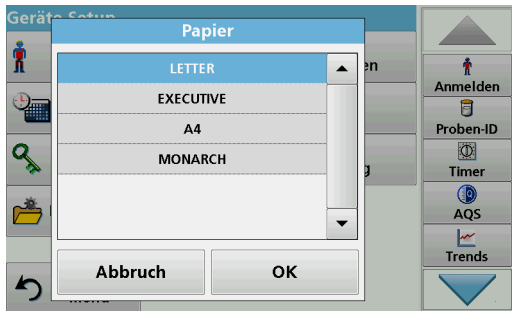

6. Tippen Sie auf **Papier**, um das Papierformat zur wählen.

Zur Auswahl stehen

- Letter,
- Monarch,
- Executive,
- A4.

7. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

Hinweis: Tippen Sie nochmals auf **OK**, um zum Menü „Geräte Setup“ zurückzukehren.

5.2.6.2 Drucken von Daten



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen**.

2. Wählen Sie die Datenquelle, in oder auf der die zu druckenden Daten gespeichert sind.

Eine Liste wird angezeigt. Daten können gefiltert werden. Weitere Informationen siehe [Kapitel 5.3.1.2, Seite 43](#).

3. Tippen Sie auf das Symbol **Daten senden**, um die Daten (Tabelle, Kurve) direkt zum Drucker übertragen.
4. Aktivieren Sie die gewünschte Option **Einzelpunkt**, **Gefilterte Daten** oder **Alle Daten** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Auf dem Bildschirm erscheint **Daten senden...**, bis die Daten ausgedruckt sind.

5.2.6.3 Kontinuierliches Drucken von Daten

Wenn Sie automatisch alle Messwerte unmittelbar nach der Messung ausdrucken möchten, empfiehlt sich die Verwendung eines Endlos-Papierdruckers, z. B. des 4"-Papier Thermodruckers siehe [Kapitel 9, Seite 113](#).

1. Schließen Sie den Thermodrucker an eine USB-A-Schnittstelle an.
2. Tippen Sie auf **PC und Drucker** im Menü „Geräte-Setup“.

Eine Informationsliste über den aktuellen Verbindungsstatus wird geöffnet.

3. Markieren Sie **Drucker**.
4. Tippen Sie auf **Setup**, um das Menü zur Druckereinrichtung anzuzeigen.
5. Aktivieren Sie **Auto-Send: Ein**, um alle Messdaten automatisch zum Thermodrucker zu senden.

5.2.6.4 Netzwerk-Konfiguration

ACHTUNG

Die Sicherheit von Netzwerk und Zugangspunkt liegt in der Verantwortung des Kunden, der das drahtlose Gerät verwendet. Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden, die durch einen Eingriff oder eine Verletzung der Netzwerksicherheit verursacht wurden, einschließlich aber nicht nur begrenzt auf indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden.

Das Gerät unterstützt die Kommunikation in lokalen Netzwerken. Zum Aufbau einer Ethernet-Kommunikation in Netzwerken bedarf es einer speziellen Konfiguration. Der Hersteller empfiehlt die Unterstützung durch einen Netzwerk-Administrator. Verwenden Sie für die Ethernet-Schnittstelle nur abgeschirmte Kabel mit max. 20 m Länge. In diesem Kapitel werden die Einstellungsoptionen des Photometers zur Netzwerk-Kommunikation beschrieben.




Für die Datenübertragung an einen PC oder zur Einbindung in ein Netzwerk müssen die Verbindungsparameter konfiguriert werden.

1. Tippen Sie auf **PC & Drucker** im „Geräte Setup“.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk>Setup**.
3. Tippen Sie auf **Ein** und dann **LICO6xx IP: Automatisch**.




4. Tippen Sie auf **IP-Adresse**.
Eine IP-Adresse wird verwendet, um Daten von einem Absender zu einem vorgesehenen Empfänger zu übertragen.


- Wenn die IP für das Gerät im Netzwerk automatisch vergeben wird, erfolgt keine weitere Einstellung. Ein Hostname kann optional vergeben werden.
- Ist die Geräte-Adresse fix muss die Verbindung konfiguriert werden.

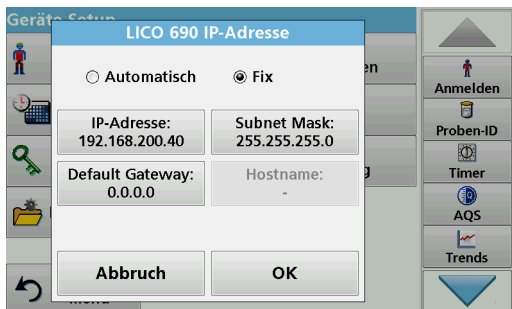

5. Zur Konfiguration der IP-Adresse tippen Sie auf **Fix**.

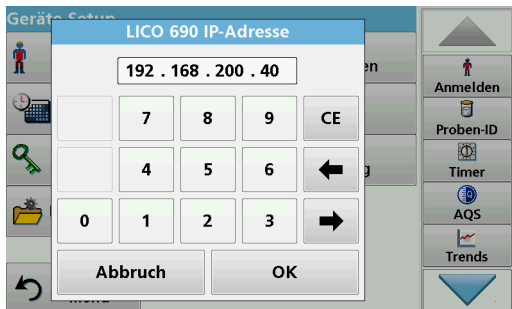


6. Tippen Sie auf **IP-Adresse** und geben Sie die Adresse ein.

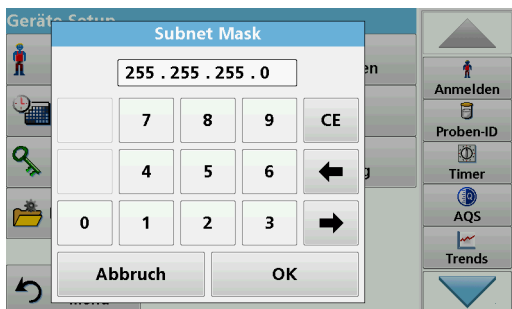

In Verbindung mit der IP-Adresse eines Geräts legt die Subnet Mask fest, welche IP-Adressen sich im lokalen Netz befinden.

7. Tippen Sie auf **Subnet Mask** und geben Sie die Adresse ein.

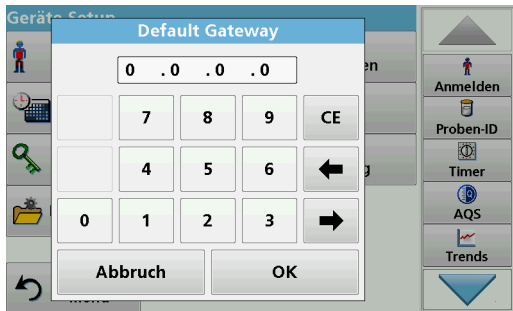

Ein Gateway ermöglicht die Datenkommunikation in Netzwerken, die auf unterschiedlichen Protokollen basieren.

8. Tippen Sie auf **Default Gateway** und geben Sie die Adresse ein.
9. Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK**.



10. Tippen Sie auf **Netzwerk Server**, um den Zielort für die Datenübertragung zu bestimmen.




11. Tippen Sie auf **Netzlaufwerk** und führen Sie ein Netzlaufwerk Setup durch.
Die Durchführung ist völlig gleich, beispielhaft wird hier das Netzlaufwerk Setup beschrieben.



Sie können den Zielort mit einer IP-Adresse oder mit einem Servernamen definieren.

12. Tippen Sie auf **IP-Adresse** und geben Sie die IP-Adresse ein oder wählen Sie **Servername** und geben Sie den Servernamen ein.

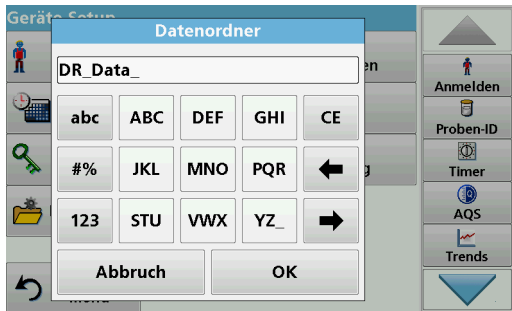

13. Tippen Sie auf **Datenordner** und geben Sie den Zielordner-Namen ein.

***Hinweis:** Ein Ordner mit dem gewählten Namen muss auf dem Zielsystem vorhanden sein. Außerdem muss der Ordner für den Anwender mit dem entsprechenden Passwort freigegeben sein.*

14. Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK**.




Benutzer und **Passwort** müssen mit den Einstellungen des Zielsystems identisch sein.

15. Tippen Sie auf **Benutzer** und geben Sie die User-Bezeichnung ein.

16. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.


17. Tippen Sie auf **Passwort** und geben Sie das Kennwort ein.

18. Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK**.

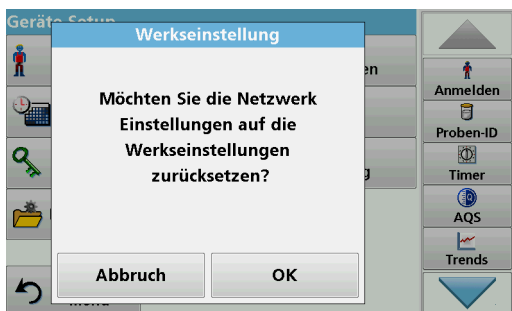


19. Tippen Sie auf **Werkseinstellung**, um die Netzwerk Einstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


5.2.7 Energieverwaltung

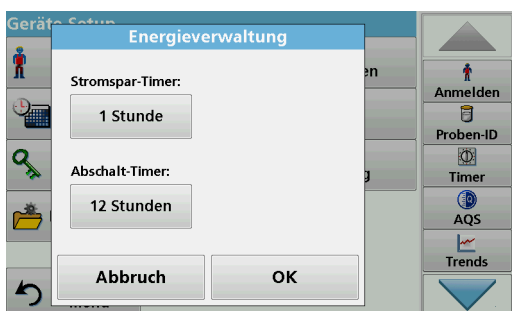

1. Tippen Sie auf **Energieverwaltung** im „Geräte Setup“.
2. Tippen Sie auf **Stromspar-Timer** und anschließend auf **OK**.

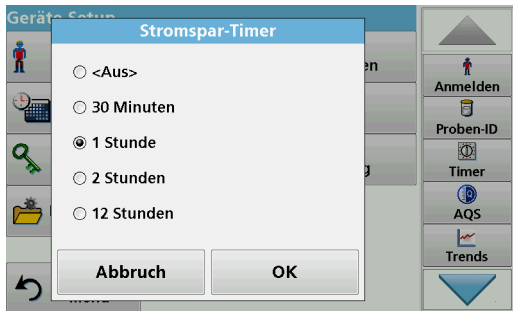

3. Wählen Sie eine gewünschte Zeitspanne, nachdem das Gerät bei Nichtbenutzung in den energiesparenden Stromsparmodus geht (siehe [Kapitel 4.4, Seite 22](#)) und bestätigen Sie mit **OK**.

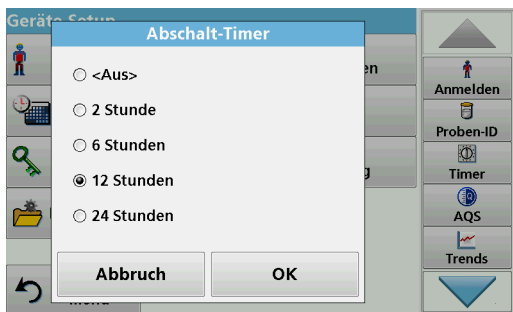

4. Tippen Sie auf **Abschalt-Timer** und anschließend auf **OK**.
5. Wählen Sie eine gewünschte Zeitspanne, nachdem das Gerät bei Nichtbenutzung automatisch ausgeschaltet wird und bestätigen Sie mit **OK**.
6. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

Das Gerät kehrt dann zum „Geräte Setup“ zurück.

5.3 Speichern, Abrufen, Senden und Löschen von Daten

Im Messdatenspeicher können bis zu 3000 Farbmesswerte (400 Messwerte im LICO 620) abgelegt werden.

Das LICO 690 kann zusätzlich 100 Referenzfarbmessungen, 1000 Einzel- und Multi-Wellenlängenmessungen, 20 Wellenlängen-Scans und 20 Zeit-Scans abspeichern.

Es wird ein komplettes Analyseprotokoll gespeichert, einschließlich Datum, Uhrzeit, Ergebnisse, Proben-ID und Anwender-ID.

5.3.1 Farbwerte

Messergebnisse aus der Farbmessung finden Sie unter **Messdaten Abrufen > Farbwerte**.

5.3.1.1 Automatische/manuelle Speicherung von Farbwerten

Die Funktion Datenspeicherung gibt an, ob Daten automatisch oder manuell gespeichert werden sollen (im letzteren Fall muss der Anwender entscheiden, welche Daten gespeichert werden sollen).



1. Tippen Sie auf **Datenspeicher Setup** im Menü „Geräte Setup“.
 - Mit der Einstellung **Autom. Speicherung: Ein** speichert das Gerät alle ermittelten Messdaten automatisch „Nach der Messung“ oder alternativ „Nach Entfernen der Küvette“.
 - Mit der Einstellung **Autom. Speicherung: Aus** speichert das Gerät keine Messdaten automatisch. Im Messmodus kann mit **Optionen > Speichern** der aktuell angezeigte Messwert gespeichert werden.
2. Mit **Dateiformat** legen Sie das Ausgabeformat zum Export der Daten fest. Wählen Sie **xml** oder **csv**.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

Das Gerät kehrt dann zum „Geräte Setup“ zurück.

***Hinweis:** Wenn der Messdatenspeicher des Geräts seine maximale Speicherkapazität erreicht hat, wird automatisch der älteste Datensatz gelöscht, damit die neuen Daten gespeichert werden können.*

5.3.1.2 Abrufen von Farbwerten aus dem Messdatenspeicher



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen**.



2. Tippen Sie auf **Farbwerte**.


Eine Liste der gespeicherten Daten wird angezeigt.



3. Tippen Sie auf **Filter: Ein/Aus**. Die Funktion **Filtereinstellung** dient zur Suche nach bestimmten Elementen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Ein**. Die Daten können jetzt nach den folgenden Auswahlkriterien gefiltert werden:

- Proben-ID
- Anwender-ID
- Startdatum
- Farbskala

Eine beliebige Kombination dieser vier Auswahlkriterien ist möglich.

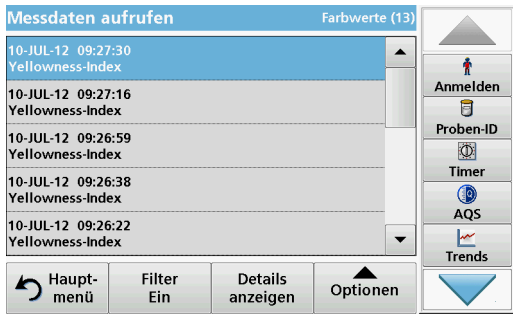


5. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Eine Liste gemäß der ausgewählten Kriterien wird angezeigt.



6. Tippen Sie auf **Details anzeigen**, um weitere Informationen zu erhalten.

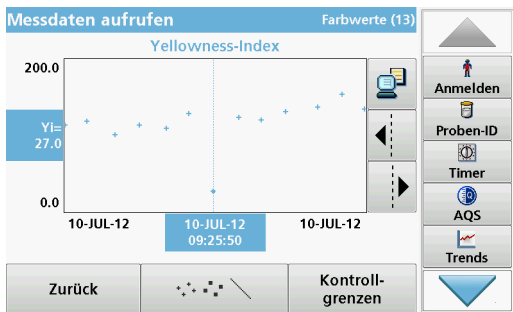


7. Tippen Sie auf **Optionen** und **Kurvendaten**.

Es erfolgt die Anzeige eines grafischen Trends aller Farbzahlen, die in der ausgewählten Periode und dem ausgewählten Farbsystem gespeichert sind. Der Trend zeigt einen optischen Eindruck der gemessenen Prozesswerte, beispielsweise während der Produktionsüberwachung im Schichtbetrieb.


8. Tippen Sie auf die **Pfeiltasten** rechts neben der Kurve, um die gestrichelte Cursorlinie innerhalb der Trendkurve auf die verschiedenen Messwerte zu bewegen. Die Farbzahl der markierten Messung wird auf der linken vertikalen Achse

angezeigt, während Datum/Uhrzeit dieser Messung unterhalb der horizontalen Achse angezeigt werden.

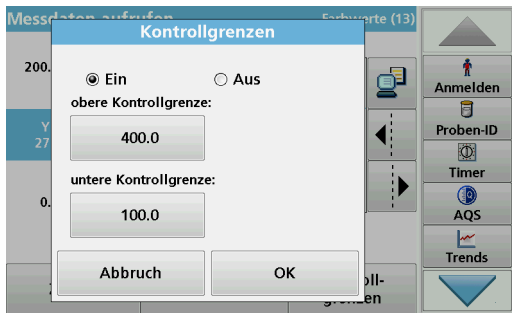

9. Tippen Sie auf **Kontrollgrenzen**.

10. Aktivieren Sie **Ein**, um die Einstellungen für **Obere Kontrollgrenze** und **Untere Kontrollgrenze** zu ändern.

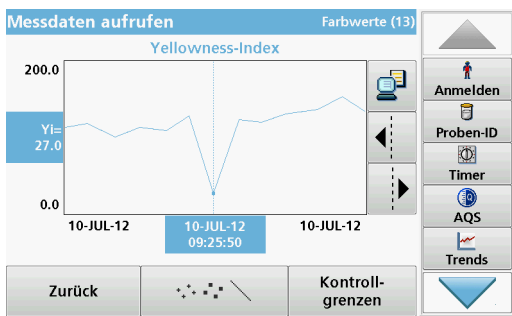

11. Mit dem **Symbol Messpunkte** wird die Darstellung der Messpunkte geändert.

5.3.1.3 Senden von Farbwerten aus dem Messdatenspeicher

Daten werden aus dem internen Datenspeicher als XML-Datei (Extensible Markup Language) oder als CSV-Dateien (Comma Separated Value) an einen USB-Massenspeicher oder in ein Netzlaufwerk, in ein Verzeichnis mit dem Namen ColorLog gesendet. Die Datei lässt sich dann in einem Tabellenkalkulationsprogramm weiterverarbeiten.

Der Dateiname hat das Format:

CL_GeräteType_Seriennummer_Jahr-Monat-Tag_Stunde_Minute_Sekunde.csv bzw.

CL_GeräteType_Seriennummer_Jahr-Monat-Tag_Stunde_Minute_Sekunde.xml.

Zum Senden von Daten an einen Drucker siehe [Kapitel 5.2.6.2, Seite 37](#).



1. Stecken Sie das USB-Speichergerät in die USB-A-Schnittstelle am Gerät ein oder verbinden Sie das Gerät mit einem Netzlaufwerk (siehe [Kapitel 5.2.6.4, Seite 38](#)).


2. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen**.

3. Wählen Sie die Datenkategorie, die übertragen werden soll, z. B. **Farbwerte**.

Eine Liste der gewählten Messdaten wird angezeigt.



4. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf das Symbol **PC und Drucker**.

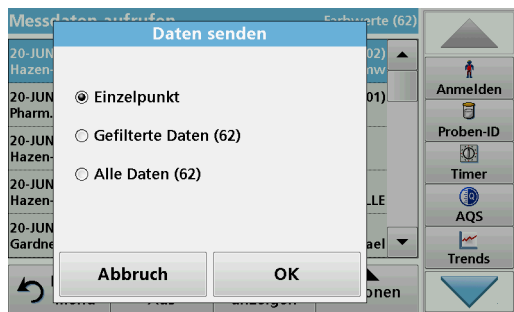

5. Wählen Sie, welche Daten gesendet werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - **Einzelpunkt:** nur dieser gewählte Messwert wird gesendet
 - **Gefilterte Daten:** nur Messwerte, die den gesetzten Filtern entsprechen werden gesendet
 - **Alle Daten:** alle Daten in der gewählten Datenkategorie werden gesendet.
6. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

***Hinweis:** Die Zahl in Klammern ist die Gesamtanzahl von Datensätzen, die dieser Auswahl zugeordnet sind.*


5.3.1.4 Löschen von Farbwerten aus dem Messdatenspeicher



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen**.
2. Tippen Sie auf **Farbwerte>Optionen>Löschen**.
3. Aktivieren Sie die gewünschte Option **Einzelpunkt** oder **Gefilterte Daten** oder **Alle Daten** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

***Hinweis:** Die Zahl in Klammern ist die Gesamtanzahl von Datensätzen, die dieser Auswahl zugeordnet sind.*

5.3.2 Kontrollkarten von Daten aus dem AQS-Speicher

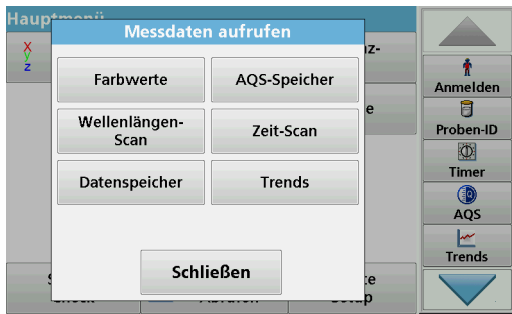

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen**.



2. Tippen Sie auf **AQS-Speicher**.


Eine Liste der gespeicherten Daten wird angezeigt.



3. Tippen Sie auf **Filter: Ein/Aus**.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Ein**.
5. Wählen Sie einen gewünschten Parameter.



6. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Eine Liste gemäß der ausgewählten Kriterien wird angezeigt.
7. Tippen Sie auf **Optionen>Kontrollkarte**.

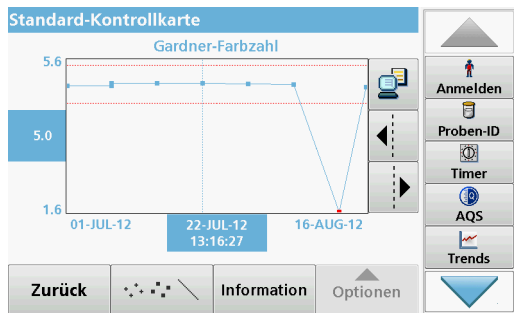

Die gemessenen Standardkonzentrationen werden mit Kontrollgrenzen und Datum graphisch dargestellt.

5.3.3 Datenspeicher (nur LICO 690)

Messergebnisse aus den photometrischen Messungen Einzel- und Multi-Wellenlängen finden Sie unter **Messdaten Abrufen > Datenspeicher**.

5.3.3.1 Automatische/manuelle Speicherung von Einzel- und Multiwellenlängenmessungen

Die Funktion Datenspeicherung gibt an, ob Daten automatisch oder manuell gespeichert werden sollen (im letzteren Fall muss der Anwender entscheiden, welche Daten gespeichert werden sollen).




1. Tippen Sie auf **Datenspeicher Setup** im Menü „Geräte Setup“.
 - Mit der Einstellung **Autom. Speicherung: Ein** speichert das Gerät alle ermittelten Messdaten automatisch „Nach der Messung“ oder alternativ „Nach Entfernen der Küvette“.
 - Mit der Einstellung **Autom. Speicherung: Aus** speichert das Gerät keine Messdaten automatisch. Im Messmodus kann mit **Optionen > Speichern** der aktuell angezeigte Messwert gespeichert werden.
2. Mit **Dateiformat** legen Sie das Ausgabeformat zum Export der Daten fest. Wählen Sie **xml** oder **csv**.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.


Das Gerät kehrt dann zum „Geräte Setup“ zurück.

Hinweis: Wenn der *Messdatenspeicher* des Geräts seine maximale Speicherkapazität erreicht hat, wird automatisch der älteste Datensatz gelöscht, damit die neuen Daten gespeichert werden können.

5.3.3.2 Abrufen von Einzel- und Multi-Wellenlängenmessungen aus dem Messdatenspeicher

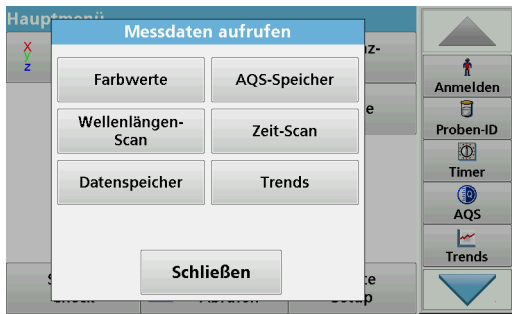

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen**.

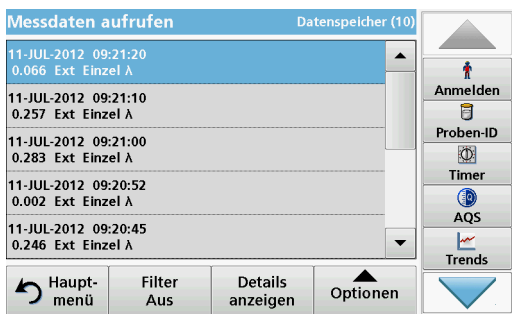

2. Tippen Sie auf **Datenspeicher**.

Eine Liste der gespeicherten Daten wird angezeigt.



3. Tippen Sie auf **Filter: Ein/Aus**.
Die Funktion **Filtereinstellung** dient zur Suche nach bestimmten Elementen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Ein**. Die Daten können jetzt nach den folgenden Auswahlkriterien gefiltert werden:
 - Proben-ID
 - Anwender-ID
 - Startdatum
 - Parameter (Einzel- oder Multiwellenlänge)

Eine beliebige Kombination dieser vier Auswahlkriterien ist möglich.




5. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Eine Liste gemäß der ausgewählten Kriterien wird angezeigt.




6. Tippen Sie auf **Details anzeigen**, um weitere Informationen zu erhalten.

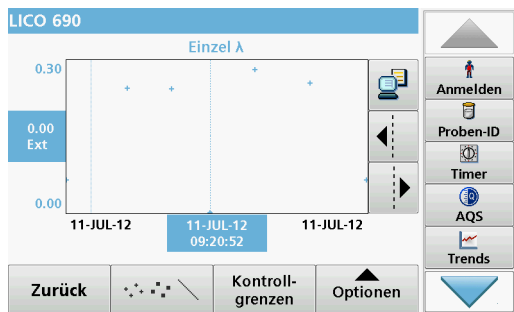

7. Tippen Sie auf **Optionen** und **Kurve anzeigen**.


Es erfolgt die Anzeige eines grafischen Trends aller Wellenlängenmessungen, die in der ausgewählten Periode gespeichert sind. Der Trend zeigt einen optischen Eindruck der gemessenen Prozesswerte, beispielsweise während der Produktionsüberwachung im Schichtbetrieb.

8. Tippen Sie auf die **Pfeiltasten** rechts neben der Kurve, um die gestrichelte Cursorlinie innerhalb der Trendkurve auf die verschiedenen Messwerte zu bewegen. Die Extinktion der markierten Messung wird auf der linken vertikalen Achse angezeigt, während Datum/Uhrzeit dieser Messung unterhalb der horizontalen Achse angezeigt werden.

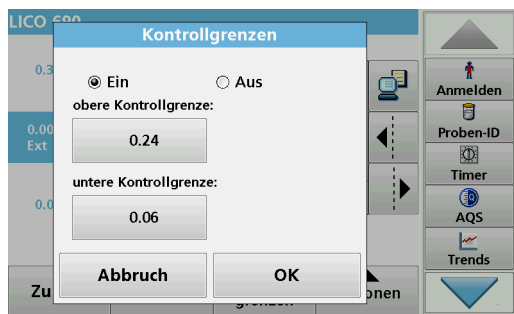

9. Tippen Sie auf **Kontrollgrenzen**.

10. Aktivieren Sie **Ein**, um die Einstellungen für **Obere Kontrollgrenze** und **Untere Kontrollgrenze** zu ändern.

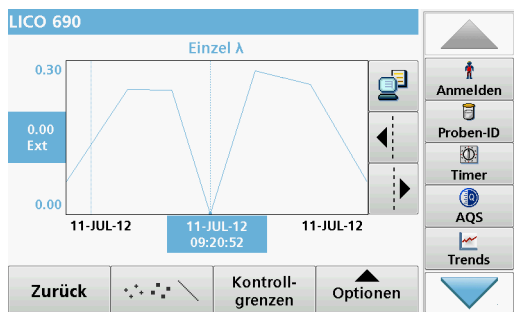

11. Mit dem **Symbol Messpunkte** wird die Darstellung der Messpunkte geändert.

5.3.3.3 Senden von Einzel- und Multi-Wellenlängenmessungen aus dem Messdatenspeicher

Daten werden aus dem internen Datenspeicher als XML-Datei (Extensible Markup Language) oder als CSV-Dateien (Comma Separated Value) an einen USB-Massenspeicher oder in ein Netzlaufwerk, in ein Verzeichnis mit dem Namen DataLog gesendet. Die Datei lässt sich dann in einem Tabellenkalkulationsprogramm weiterverarbeiten.

Der Dateiname hat das Format:

DL_GeräteType_Seriennummer_Jahr-Monat-Tag_Stunde_Minute_Sekunde.csv bzw.

DL_GeräteType_Seriennummer_Jahr-Monat-Tag_Stunde_Minute_Sekunde.xml.

Zum Senden von Daten an einen Drucker siehe [Kapitel 5.2.6.2, Seite 37](#).



1. Stecken Sie das USB-Speichergerät in die USB-A-Schnittstelle am Gerät ein oder verbinden Sie das Gerät mit einem Netzlaufwerk (siehe [Kapitel 5.2.6.4, Seite 38](#)).
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen**.
3. Wählen Sie die Datenkategorie, die übertragen werden soll, z. B. **Datenspeicher**.

Eine Liste der gewählten Messdaten wird angezeigt.



4. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf das Symbol **PC und Drucker**.



5. Wählen Sie, welche Daten gesendet werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - **Einzelpunkt:** nur dieser gewählte Messwert wird gesendet
 - **Gefilterte Daten:** nur Messwerte, die den gesetzten Filtern entsprechen werden gesendet
 - **Alle Daten:** alle Daten in der gewählten Datenkategorie werden gesendet.

- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Die Zahl in Klammern ist die Gesamtanzahl von Datensätzen, die dieser Auswahl zugeordnet sind.

5.3.3.4 Löschen von Einzel- und Multiwellenlängen aus dem Messdatenspeicher




- Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen**.
- Tippen Sie auf **Datenspeicher>Optionen>Löschen**.
- Aktivieren Sie die gewünschte Option **Einzelpunkt** oder **Gefilterte Daten** oder **Alle Daten** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Die Zahl in Klammern ist die Gesamtanzahl von Datensätzen, die dieser Auswahl zugeordnet sind.

5.3.4 Wellenlängen-Scan und Zeit-Scan (nur LICO 690)

Sie können 20 Datensätze für den Wellenlängen-Scan und 20 Datensätze für den Zeit-Scan speichern. Sie müssen die Daten manuell, nach Ansicht der Daten speichern.

5.3.4.1 Speichern von Daten aus den Programmen Wellenlängen-Scan oder Zeit-Scan

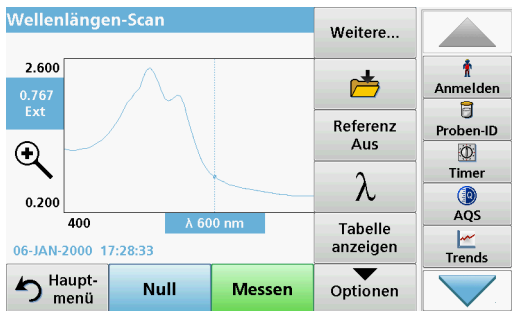

- Tippen Sie nach der Aufnahme von Messdaten im Menü „Optionen“ auf das Symbol **Speichern**.



Die aufgenommenen Messdaten werden in einer Liste angezeigt.


- Tippen Sie auf **Speichern**, um den aktuellen Scan in der markierten nummerierten Zeile zu speichern.

Hinweis: Ein Scan kann überschrieben werden.

5.3.4.2 Abrufen von gespeicherten Daten aus den Programmen Wellenlängen-Scan oder Zeit-Scan



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen**.
 - a. Wählen Sie **Wellenlängen-Scan** oder **Zeit-Scan**, um Daten abzurufen.
 - b. Wenn Sie bereits in einem dieser Programme arbeiten, tippen Sie auf **Optionen>Weitere>Messdaten Abrufen**.
2. Wählen Sie die gewünschten Daten.

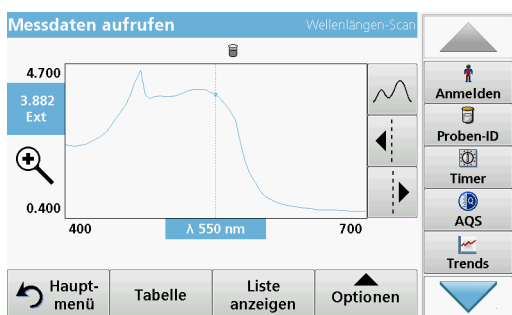

3. Tippen Sie auf **Kurve**, um Details anzeigen zu lassen.

Hinweis: Tippen Sie auf **Liste anzeigen**, um zu „Messdaten Abrufen“ zurückzukehren.

nm	Ext	Min/Max	nm	Ext	Min/Max
400	2.478	Min	405	2.437	
410	2.428		415	2.447	
420	2.491		425	2.545	
430	2.615		435	2.695	
440	2.819		445	2.968	
450	3.157		455	3.359	

4. Tippen Sie auf **Tabelle**, um Details anzeigen zu lassen.

Hinweis: Tippen Sie auf **Liste anzeigen**, um zur Liste „Messdaten Abrufen“ zurückzukehren.

5.3.4.3 Senden von Daten aus den Programmen Wellenlängen-Scan oder Zeit-Scan

Es gibt zwei Optionen, um Daten zu einem USB-Speicher, Drucker oder PC mit Hach Data Trans zu senden.

Messdaten aufrufen					
Wellenlängen-Scan					
nm	Ext	Min/Max	nm	Ext	Min/Max
400	1.200		405	1.185	
410	1.181	Min	415	1.184	
420	1.192		425	1.204	
430	1.219		435	1.237	
440	1.266		445	1.302	
450	1.349		455	1.400	

Anmelden
Proben-ID
Timer
AQS
Trends

Löschen
Hauptmenü
Liste anzeigen
Kurve
Optionen

Option 1:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen** und anschließend **Wellenlängen-Scan** oder **Zeit-Scan**.
2. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf das Symbol **PC und Drucker**, um die Daten zu einem USB-Speicher, Drucker oder PC mit Hach Data Trans zu senden.

- Wenn ein Drucker angeschlossen ist, müssen Sie wählen, wie die Daten an den Drucker gesendet werden sollen (als Kurve, Tabelle oder Kurve und Tabelle).
- Wenn ein USB-Speicher eingesteckt ist, werden die Dateien automatisch als xml- oder csv-Dateien in den Dateiordner „WLDData“ (Daten eines Wellenlängen-Scan) oder „TCDData“ (Daten eines Zeit-Scan) auf dem USB-Speicher gesendet.

Der Dateiname hat das folgende Format:

- Daten eines Wellenlängen-Scan:
„ScanData_LICO690_Seriennummer_X.xml“ oder
„ScanData_LICO690_Seriennummer_X.csv“
- Daten eines Zeit-Scan:
„TCDData_Seriennummer_X.xml“ oder
„TCDData_Seriennummer_X.csv“

X = Anzahl der Scans (1–20).

Diese Daten lassen sich in einem Tabellenkalkulationsprogramm weiterverarbeiten.

Hinweis: Die Meldung „Daten bereits vorhanden. Überschreiben?“ wird angezeigt, wenn die Dateien bereits gespeichert sind. Wenn Sie auf **OK** tippen, werden die gespeicherten Daten überschrieben.

Optionen			
Cursor-Modus: Nachführen		Daten senden	
Integral: Aus		Skalierung & Einheiten	
Zurück	Messdaten Abrufen	Geräte Setup	

Anmelden
Proben-ID
Timer
AQS
Trends

Option 2:


1. Tippen Sie auf **Wellenlängen-Scan** oder **Zeit-Scan** und dann auf **Optionen>Weitere>Daten senden**, um Daten an einen USB-Speicher oder Drucker zu senden.
- Wenn ein Drucker angeschlossen ist, müssen Sie wählen, wie die Daten an den Drucker gesendet werden sollen (als Kurve, Tabelle oder Kurve und Tabelle).
- Wenn ein USB-Speicher eingesteckt ist, werden die Dateien automatisch als xml- oder csv-Dateien in den Dateiordner „ScanData“ (Daten eines Wellenlängen-Scan) oder „TCDData“ (Daten eines Zeit-Scan) auf dem USB-Speicher gesendet.

Der Dateiname hat das folgende Format:

- Daten eines Wellenlängen-Scan:
„ScanData_LICO690_Seriennummer_Jahr-Monat-Tag_
Stunde_Minute_Sekunde.xml“ oder
„ScanData_LICO690_Seriennummer_Jahr-Monat-Tag_
Stunde_Minute_Sekunde.csv“
- Daten eines Zeit-Scan:
"TCDData_LICO690_Seriennummer_Jahr-Monat-Tag_
Stunde_Minute_Sekunde.xml" oder
"TCDData_LICO690_Seriennummer_Jahr-Monat-Tag_
Stunde_Minute_Sekunde.csv"

Diese Daten lassen sich in einem Tabellenkalkulationsprogramm weiterverarbeiten.

5.3.4.4 Löschen von gespeicherten Daten aus den Programmen Wellenlängen-Scan oder Zeit-Scan

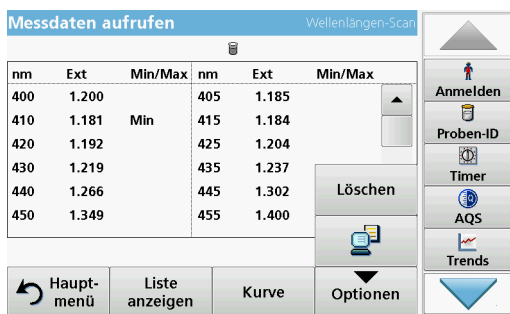


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Messdaten Abrufen** und anschließend **Wellenlängen-Scan** oder **Zeit-Scan**.
Eine Liste der gespeicherten Daten wird angezeigt.
2. Markieren Sie zu löschende Daten.
3. Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf **Löschen** und bestätigen Sie dann mit **OK**.

5.3.5 Trends

Mit der Funktion **Trends** können Sie zu jedem Farbwert und Probenort eine Ganglinie der abgespeicherten Messwerte aufrufen. Die Konzentration des entsprechenden Parameters wird über die Zeit graphisch angezeigt.



1. Tippen Sie auf **Messdaten Abrufen>Trends**.

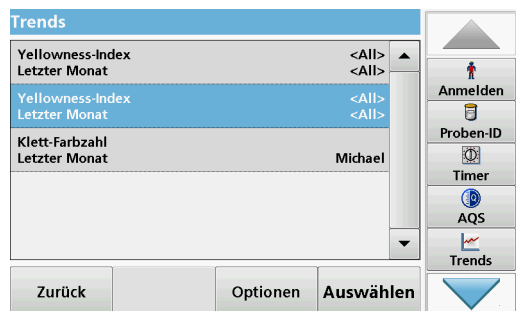

2. Eine Liste aller Trend-Analysen wird angezeigt.




3. Tippen Sie auf **Optionen** und **Neu**, um einen neuen Trend zu erstellen.


Mit **Bearbeiten** können Sie die Einstellungen zu einem bestehenden Trend ändern, mit **Löschen** können Sie einen bestehenden Trend löschen.




4. Definieren Sie die Trend-Einstellungen nach Proben-ID, Anwender-ID, Zeitintervall und Parameter.

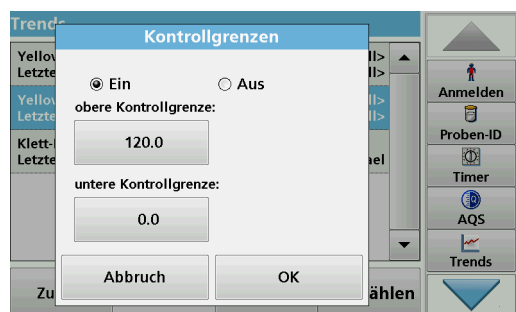


5. Definieren Sie mit Kontrollgrenzen obere und untere Limits, die in der Graphik angezeigt werden.

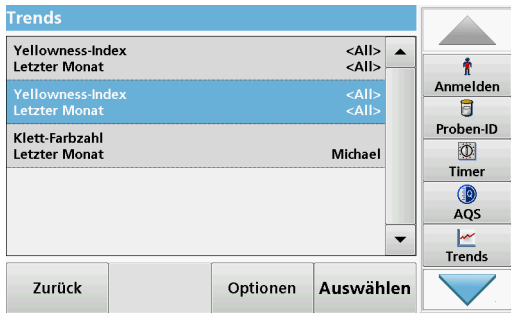


6. Wählen Sie den gewünschten Trend und bestätigen Sie mit **Auswählen**.

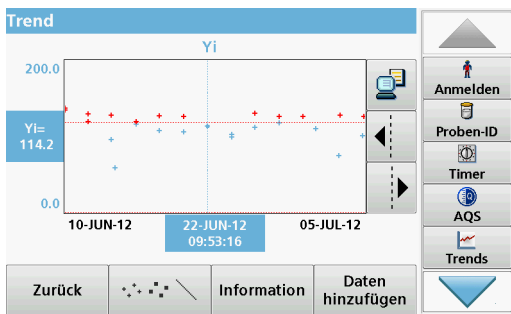

7. Der Trend kann in verschiedenen Darstellungsformen als Linie oder Punkte dargestellt werden.

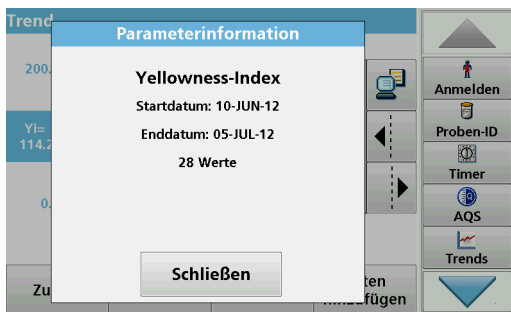

8. Tippen Sie auf **Information**, um eine Übersicht der Parameterinformationen abzurufen.

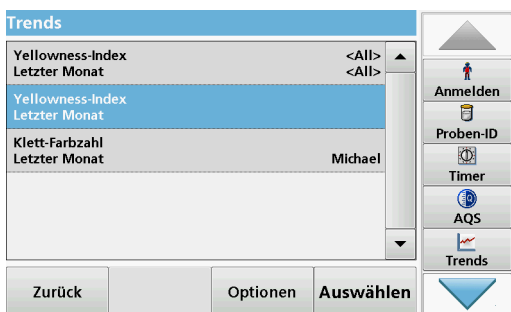

9. Tippen Sie auf **Daten hinzufügen**, um weitere Messwerte in dem Trend aufzunehmen.

5.4 Probenahme und Vorbereitung von Proben

Entnehmen Sie eine repräsentative Probe von dem Produkt entsprechend der DIN EN ISO 15528 (oder ASTM D3925-02).

Wenn das Material jegliche Zeichen von Trübheit aufweist, entfernen Sie diese Trübheit entweder durch Filtration,

Zentrifugieren, Erhitzen, Ultraschallbehandlung oder geeignete andere Mittel.

Erhitzen Sie teilweise feste Proben vor den Messungen, um das feste Material in der Flüssigkeit aufzulösen. Die Vorbereitung darf keine chemischen Änderungen in der Probe verursachen.

Stellen Sie sicher, dass während der Messung keine Blasen in der Probe vorhanden sind.

Für die Farbmessung sind drei Küvetten-Typen verfügbar, die sich hinsichtlich Material (Glas, PS und PMMA) und Schichtdicke (10 mm, 11 mm und 50 mm) unterscheiden. Befüllen Sie die Küvette ungefähr 2 cm hoch mit der Probe. Der Lichtstrahl durchläuft die Küvette ungefähr 0,5 cm bis 1,5 cm oberhalb des Bodens der Küvette.

Das Programm berechnet die Iod-, Hazen-, Gardner-, Saybolt-, Klett- und ASTM D 1500-Farbzahlen automatisch und zeigt die Farbwerte an. Dabei wird der verwendete Küvettentyp berücksichtigt.

Ein Trockenthermostat ist für die runden Einweg-Glasküvetten mit 11 mm verfügbar. Der Trockenthermostat erhitzt die Küvetten auf eine beliebige Temperatur zwischen Umgebungstemperatur und 150 °C (302 °F).

ACHTUNG

Die Proben müssen klar und frei von Trübungen sein. Wenn Produkte, die als Paste oder in fester Form vorliegen, nicht direkt gemessen werden können, muss das Produkt geschmolzen werden, bevor es in die Küvetten überführt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Küvetten keinerlei Luftblasen enthalten.

- Halten Sie die Küvette immer am oberen Ende, um zu gewährleisten, dass sich keine Fingerabdrücke im Messbereich der Küvette befinden.
- Verwenden Sie geeignete Pipetten zur Befüllung der Küvetten.
- Befüllen Sie die Küvetten langsam mit der Probenflüssigkeit, um sicherzustellen, dass sich keine Luftblasen an der Küvettenwand und in der Probe bilden. Luftblasen haben fehlerhafte Messwerte zur Folge.
- Wenn Luftblasen eingeschlossen werden, entfernen Sie diese durch Hitze-, Vakuum- oder Ultraschallbehandlung bzw. andere geeignete Mittel.
- Reinigen Sie die Außenseite der Küvetten gründlich, bevor Sie diese in den Küvettenschacht einsetzen.


ACHTUNG

Bevor Sie Einweg-Küvetten aus PS (Polystyrol) oder PMMA (Polymethylmethacrylat) verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Küvetten nicht durch die Proben zerstört oder angelöst werden, was eine Beschädigung des Küvettenschachts zur Folge hätte.

5.5 Farbmessung

Die ordnungsgemäße Vorbereitung der Proben ist äußerst wichtig für eine genaue Farbmessung. Um sicherzustellen, dass eine genaue Messung erfolgt, müssen Sie die folgenden Richtlinien für die Vorbereitung von Proben heranziehen:

- Reinigen Sie die Glasküvetten stets sofort nach Verwendung.
- Verwenden Sie nur optisch geeignete Proben für die Messung. Stellen Sie sicher, dass die Küvetten sauber sind und an keiner Stelle undurchsichtig sind.
- Füllen Sie die Flüssigkeit langsam in die Küvette, um die Entstehung von Luftblasen in der Probe zu verhindern.
- In Kapitel 5.4, Seite 57 finden Sie weitere Informationen zur Vorbereitung von Proben und zur Probenahme.

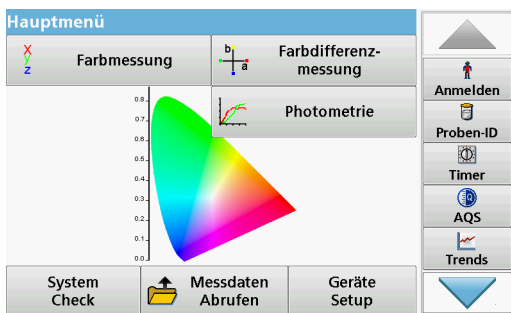

Der Farbmessungsmodus wird verwendet, um absolute Farbzahlen in den Farbskalen gemäß Hazen, Gardner, CIE-L*a*b* oder europäischem Arzneibuch zu bestimmen.


Für jeden Küvettentyp (11 mm Rundküvette und 10 und 50 mm Rechteckküvetten) wird ein unabhängiger Kalibrierungsdatensatz verwendet.

Es ist möglich, das Gerät mit einem, zwei oder drei Küvettentypen zu kalibrieren und diese unterschiedlichen Küvettentypen anschließend abwechselnd zu verwenden.




Für die Verwendung der 10 mm Rechteckküvette und 11 mm Rundküvetten ist es notwendig, den Adapter Z in den Küvettenstich (2) einzusetzen. Für Messungen mit 50 mm Rechteckküvetten müssen Sie den Adapter entfernen.

5.5.1 Durchführung einer Farbmessung

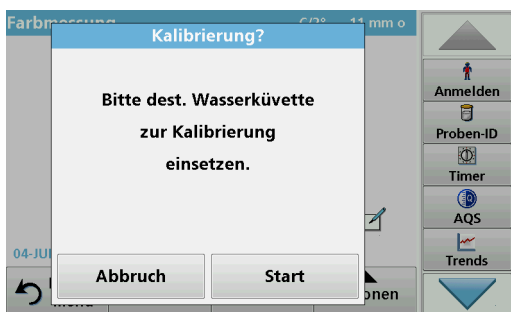

1. Tippen Sie auf **Farbmessung**.
2. Setzen Sie eine Küvette mit destilliertem Wasser ein, um die Kalibrierung auszuführen.

Hinweis: Führen Sie die Kalibrierung immer sehr sorgfältig aus, da eine fehlerhafte Kalibrierung zu ungenauen Ergebnissen führen kann.

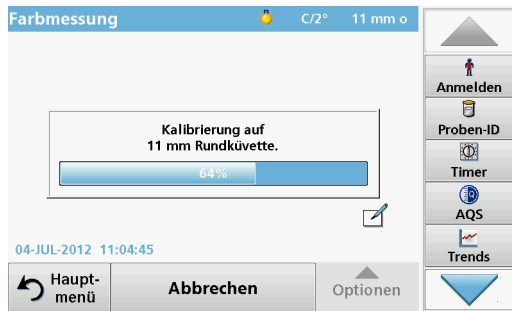

- Die Kalibrierung beginnt automatisch, wenn das Gerät die Küvette erkannt hat.

Der verwendete Küvettentyp und der genaue Kalibrierungsfortschritt werden in einem separaten Fenster angezeigt.



- Nach der Kalibrierung wird oben rechts die verwendete Küvettengröße angezeigt.

Hinweis: Sie können nach der Kalibrierung die Küvette mit destilliertem Wasser nochmals als Probe vermessen. Die angezeigten Messwerte sollten mit den ungefärbten Farbmaßzahlen übereinstimmen (also Hazen = 0, Gardner = 0.0, CIE-L*a*b* = 100.0, 0.0, 0.0, etc.)



- Setzen Sie die Probenküvette ein.

Die Messung beginnt automatisch. Das Ergebnis der Farbberechnung wird angezeigt.

Hinweis: Der Balken rechts neben dem Ergebnis, zeigt das Ergebnis in Relation zum Messbereich an.

- Entfernen Sie für die nächste Messung die Küvette und setzen Sie die nächste Probenküvette ein, oder tippen Sie auf Messen, um dieselbe Probe nochmals zu messen.

5.5.1.1 Berührungsempfindliche Bereiche im Messmodus

Im Messmodus gibt es berührungsempfindliche Bereiche, mit denen Sie sofortigen Zugriff auf verschiedene Menüoptionen haben.

Abbildung 4 Berührungsempfindliche Bereiche im Messmodus

1	Öffnen Sie Farbskala wählen , und wählen Sie die Skala für die Anzeige aus (siehe Kapitel 5.5.1.3, Seite 62).	4	Ändern Sie die Obergrenze des Farbbereichs (siehe Kapitel 5.5.1.4, Seite 63).
2	Ändern Sie die angezeigte Farbskala in das nächste Farbsystem, das in der Liste mit Farbskalen für die jeweilige Anwender-ID für die Anzeige ausgewählt wird. (siehe Kapitel 5.5.1.3, Seite 62).	5	Ändern Sie die Untergrenze des Farbbereichs (siehe Kapitel 5.5.1.4, Seite 63).
3	Öffnen Sie Proben-ID , um die Proben-ID zu ändern oder hinzuzufügen (siehe Kapitel 5.2.2, Seite 26).	6	Öffnen Sie Kommentar , um einen Kommentar hinzuzufügen.

5.5.1.2 Optionen zum Einrichten der Parameter

Tippen Sie auf **Optionen**, um den Parameter einzurichten.

Tabelle 4 Optionen für Farbmessungen

Optionen	Beschreibung
Weitere	Weitere Optionen werden angezeigt.
Symbol Speichern	Symbol: Messdaten speichern , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Aus gewählt wurde. Symbol: Messdaten Abrufen , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Ein gewählt wurde.
Symbol Daten senden	Senden von Daten an einen Drucker, PC, USB-Speicher (USB A) oder Netzwerk.
Farbskala	Auswählen der Farbskala
Kurve anzeigen Tabelle anzeigen Farbwerte anzeigen	KURVE ANZEIGEN zeigt die Spektralkurve der Transmissions- oder Extinktionskurve. Hinweis: Kurve anzeigen wird nach dem ersten Messwert aktiviert. TABELLE ANZEIGEN zeigt die spektralen Transmissionswerte T% von 380 nm bis 720 nm an. FARBWERTE ANZEIGEN zeigt das Ergebnis der letzten Farbberechnung an.
Skalierung & Einheiten	EINHEITEN: Wählen Sie Extinktion oder Transmission. SKALIERUNG: Im automatischen Skalierungsmodus wird die y-Achse automatisch angepasst, sodass der gesamte Scan angezeigt wird. Im manuellen Skalierungsmodus kann dieser Bereich begrenzt werden, sodass nur ein bestimmter Ausschnitt des Scans angezeigt wird.



Tabelle 4 Optionen für Farbmessungen(Fortsetzung)

Optionen	Beschreibung
Ph.Eur.: Auto	Europäisches Arzneibuch Wählen Sie AUTO oder die GEWÜNSCHTE SKALA
Farbzahlauswahl	Definition von 3 verschiedenen Farbzahlkombinationen mit bis zu 3 verschiedenen Farbzahlen zur Ergebnisanzeige. Auswahl 1: Klett-Farbzahl + Yellowness-Index Auswahl 2: Klett-Farbzahl + ADMI-Farbzahl + Yellowness-Index Auswahl 3: Yellowness-Index + Einzel-Transmission
Lichtart/Beobachter: C/2°	Lichtart: Wählen Sie C, A oder D65 Beobachter: 2° oder 10°
Farbskalen für Anwender-ID:	Individuelle Auswahl der Farbskalen für die Anwender-ID.


5.5.1.3 Ändern der Farbskala nach einer Messung



1. Tippen Sie auf den berührungsempfindlichen Bereich, z. B. **Color Value Gardner**.



2. Eine Liste aller Farbskalen wird angezeigt.
3. Wählen Sie die gewünschte Skala aus.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

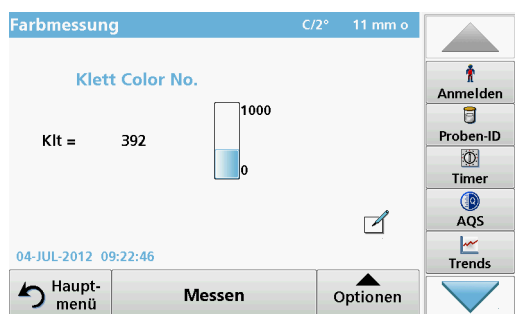

Das aktuelle Ergebnis und alle weiteren Messungen werden in der ausgewählten Farbskala angezeigt.

Alternativ

1. Tippen Sie auf den berührungsempfindlichen Bereich **Ergebnis**.
2. Das Ergebnis wird mit der nächsten Farbskala in der Liste angezeigt.

5.5.1.4 Ändern des Messbereichs nach einer Messung



1. Tippen Sie auf die berührungsempfindlichen Bereiche Ober- oder Untergrenze des Balkendiagramms.
2. Geben Sie die neue Grenze ein, und tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Hinweis: Die veränderte Messbereichsgrenze wird blau dargestellt.

Hinweis: Es ist nur möglich, die Grenzen innerhalb des Messbereichs der Farbskala zu ändern. Es ist nicht möglich, den Bereich zu erweitern, z. B. auf Hazen 2000.

Das aktuelle Messergebnis und alle weiteren Messungen werden im neuen Messbereich angezeigt.

5.5.2 Bestimmung der Jod-Farbzahl

DIN 6162 definiert die Jod-Farbzahl als mg Jod pro 100 mL Kaliumjodidlösung. Anhand der Farbzuzuordnung mit der Jod-Farbskala wird die Farbtiefe von klaren Flüssigkeiten wie Lösungsmitteln, Weichmachern, Harzen, Ölen und Fettsäuren bestimmt, deren Farbe einer Lösung aus Jod und Kaliumjodid derselben Konzentration entspricht.

Bei Jod-Farbzahlen von kleiner 1 sollte die Bestimmung des Hazen-Werts gemäß DIN-ISO 6271 bevorzugt werden. Probenahme und Vorbereitung werden in Kapitel 5.4, Seite 57 beschrieben. Die Jodfarbzahl kann mithilfe einer 11 mm Einwegglas-Rundküvette ausreichend genau bestimmt werden.

5.5.3 Bestimmung der Hazen-Farbzahl (Pt-Co- oder APHA-Methode)

Die Hazen-Farbzahl (ISO 6271, auch als „APHA-Methode“ oder Platin-Kobalt-Skala bekannt) wird als mg Platin pro 1 Liter Lösung definiert. Die Hazen-Stammlösung besteht aus 1,246 g Kalium-Hexachloroplatinat (IV) und 1,00 g Kobalt(II)chlorid, die in 100 mL Salzsäure gelöst und mit destilliertem Wasser auf 1000 mL aufgefüllt werden.

Die Hazen-Farbskala wird zum Auswerten der Farben von fast wasserklaren Produkten verwendet. Sie weist engere

Abstufungen im hellgelben Bereich als die Jodfarbskala auf und erweitert diesen Bereich auf wasserklare Farbstiche.

Hinweis: Proben mit Hazen-Werten zwischen 50 und 1000 können mit ausreichender Genauigkeit in 10 mm Rechteck- und 11 mm Rundküvetten gemessen werden. Hazen-Werte unterhalb von 50 sollten in 50 mm Küvetten gemessen werden. Hazen-Werte unterhalb von 10 sollten nur mit der 50 mm Küvette gemessen werden, die für die Kalibrierung verwendet wurde. Der Grund hierfür besteht darin, dass fast wasserklare Produkte aufgrund von Küvetten toleranzen möglicherweise falsche Messergebnisse verursachen können.

5.5.4 Bestimmung des APHA-Farbwerts

Die APHA-Farbwertmethode ist die gleiche wie die in Abschnitt [5.5.3, Seite 63](#) beschriebene Hazen-Methode. Allerdings wird das Farbergebnis mit einer Zehntelstelle (0,1) im Bereich von 0 bis 9,9 APHA angezeigt.

5.5.5 Bestimmung der Gardner-Farbzahl

Die Gardner-Farbzahl wird in DIN-ISO 4630 definiert. Die Gardner-Farbzahlen für hellere Farbtöne (1 bis 8) basieren auf Kalium-Chloroplatinat-Lösungen, während die Farbzahlen für dunklere Farbtöne (9 bis 18) auf Lösungen von Eisen(III)chlorid, Kobalt(II)chlorid und Salzsäure basieren. Sie können Gardner-Werte bei allen Küvetten-Schichtdicken bestimmen (in 50 mm Küvetten jedoch nur Werte bis Gardner-Farbzahl 4).

Die 10 mm und 11 mm Küvetten bieten jedoch in der Regel eine ausreichende Genauigkeit.

5.5.6 Mineralöl-Farbzahl (ASTM D 1500 und ISO 2049)

Die Mineralöl-Farbskala wird verwendet, um die Farbe von Mineralöl-Produkten wie Schmierölen, Heizöl, Dieselmotorenkraftstoff und Paraffin zu bewerten. Die Farbskala beginnt bei der Farbzahl 0 für wasserweiße, nicht gefärbte Öle und endet bei 8 für sehr dunkle braune Öle. Die Substanzen werden optisch in Vielfachen von 0,5 (0,5; 1,0; 1,5 usw.) bewertet. Das Gerät zeigt die Ergebnisse in Vielfachen von 0,1 an. Bei Proben, deren Farbzahl höher als 8 ist, wird *** angezeigt.

Hinweis: Aufgrund der intensiven Farbe der ASTM D 1500-Farbzahl wird sie nur für 11 mm Rund- oder 10 mm Rechteckküvetten berechnet. Für die 50 mm Schichtdicke wird keine Berechnung ausgeführt.

5.5.7 Bestimmung der Saybolt-Farbzahl (ASTM D 156)

Die Saybolt-Farbskala wird verwendet, um raffinierte Ölprodukte wie Benzin und Kerosin sowie Mineralölwachse und pharmazeutische Weißöle zu bewerten.

Die Saybolt-Farbeigenschaften sind mit denen der Hazen-Skala (APHA) vergleichbar. Die Saybolt-Farbskala beginnt bei der Farbzahl +30 (hellste Farbe, entspricht ungefähr 8 bis 10 Hazen) und endet bei -16 (stärkste Farbe, entspricht ungefähr 350 Hazen).

Hinweis: Die Messungen können in Küvetten mit Schichtdicken von 10 mm, 11 mm oder 50 mm ausgeführt werden. Eine größere Schichtdicke erhöht die Messgenauigkeit (50 mm empfohlen).

5.5.8 Farbmessungen nur mit dem LICO 690

5.5.8.1 Durchführung einer Farbmessung nach dem europäischen Arzneibuch (EP)

Die verwendete Methode zur Bestimmung der Färbung nach dem europäischen Arzneibuch (Pharm.Eur.) entspricht den Spezifikationen in *Kapitel 2.2.2 des Arzneibuchs „Degree of coloration of liquids“ (Färbung von Flüssigkeiten)*, in denen insgesamt 37 Farbreferenzlösungen für die Farbtöne Gelb G1 – G7), Grünlich-gelb (GG1 – GG7), Bräunlich-gelb (BG1 – BG7), Braun (B1-B9) und Rot (R1-R7) definiert sind. Jede Farbreferenzlösung ist eindeutig im CIE- $L^*a^*b^*$ -Farbraum hinsichtlich Helligkeit, Farbton und Sättigung definiert.

Es gibt zwei Methoden für die Farbzuzuordnung einer Probe im Ph.Eur.-System:

- **Automatisch:** Die Farbe der Lösung wird mit den Farben der 37 Farbreferenzlösungen verglichen. Die Bezeichnung der Referenzlösung, deren Farbe der Farbe der Probe am nächsten kommt (das heißt, die Referenzlösung mit der kleinsten Farbdifferenz DE^* zur Probe), wird angezeigt.
- **Festgelegte Skala:** Eine Skala wird angegeben (z. B. BG). Die Bezeichnung der Referenzlösung, deren Farbe der Farbe der Probe innerhalb der festgelegten Skala am nächsten kommt (das heißt, die Referenzlösung mit der kleinsten Farbdifferenz ΔE^* zur Probe innerhalb der festgelegten Skala), wird angezeigt.

Wenn eine Skala festgelegt ist (z. B. Skala BG), wird eines der folgenden fünf Zeichen verwendet, um die Beziehung zwischen den Messergebnissen und der Skala zu definieren (siehe [Tabelle 5](#)).

Tabelle 5 Festgelegte Skala

Zeichen	Beschreibung
= gleich	Die Färbung der Probe entspricht der Färbung der Referenzlösung
< kleiner	Die Färbung der Probe ist kleiner als die Färbung der Referenzlösung
> größer	Die Färbung der Probe ist größer als die Färbung der Referenzlösung
<> zwischen	Die Färbung der Probe liegt zwischen den beiden Referenzlösungen
-> nächster	Die Färbung der Probe entspricht keiner Referenzlösung in dieser Skala, die angegebene Referenzlösung liegt jedoch hinsichtlich der Farbe am nächsten


Die ΔL^* , Δa^* und Δb^* Werte sind die numerischen Unterschiede zwischen den L^* , a^* und b^* Werten der Probe und der angezeigten Pharmacopöe-Farbreferenzlösung. Die Messungen können mit Küvetten mit 10 mm, 11 mm oder 50 mm Schichtdicke ausgeführt werden. Die CIE- $L^*a^*b^*$ Werte sind schichtdickenabhängig und beziehen sich immer auf den verwendeten Küvettentyp. Je größer die Schichtdicke, desto besser die Messgenauigkeit.

1. Setzen Sie die Probenküvette ein.


Das Ergebnis der Farbberechnung wird angezeigt.



2. Tippen Sie auf den berührungsempfindlichen Bereich **Auto B 4**.

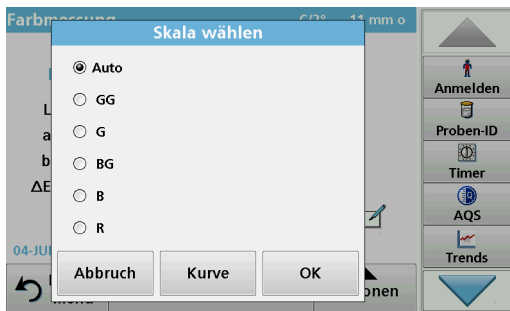

3. Tippen Sie auf **Auto**.

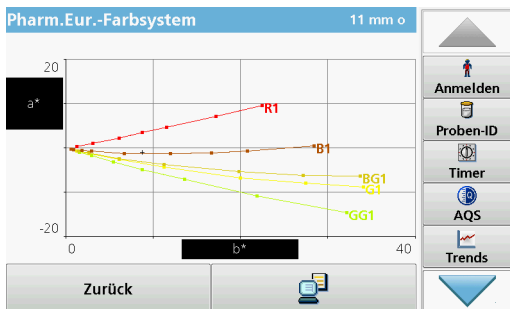

4. Tippen Sie auf **Kurve**.

Das Ergebnis der Farbzuzuordnung wird nun grafisch angezeigt.

Der obere Wert zeigt die verwendete Option für die Berechnung der Farbzuzuordnung an „**Auto**“: Die Zuordnung erfolgt in allen 5 Skalen des europäischen Arzneibuchs „**GG**“, „**G**“, „**BG**“, „**B**“ oder „**R**“: Die Zuordnung erfolgt nur innerhalb der gewählten Farbskala.

Der untere Eintrag zeigt das Ergebnis der Farbzuzuordnung, z. B. Braun 4 (B4) in diesem Beispiel.


Der ΔLab^* -Wert zeigt die Farbdifferenz der gemessenen Probe bezogen auf die angegebene Referenzlösung B4.

Der ΔE^* -Wert zeigt die dreidimensionale Farbdifferenz der gemessenen Probe bezogen auf die angegebene Referenzlösung B4.

5. Tippen Sie auf **Zurück**, um die Option für die Farbzuzuordnungsfunktion zu ändern.
6. **Skala wählen** wird angezeigt.
7. Die Option für die Farbzuzuordnung zu einer speziellen Skala kann geändert werden.
8. **Kurve** stellt eine Visualisierung des Zuordnungsergebnisses in der ausgewählten Zuordnungsoption zur Verfügung.
9. Je nach Skalenauswahl wird die entsprechende Kurve der Farbskala angezeigt.


Wenn die Option **Auto** ausgewählt ist, werden die Farbräume a^* , b^* der gemessenen Probe in allen 5 Farbskalen des europäischen Arzneibuchs angezeigt.

- Tippen Sie auf das Symbol **Drucken**, um die Kurve zu drucken.

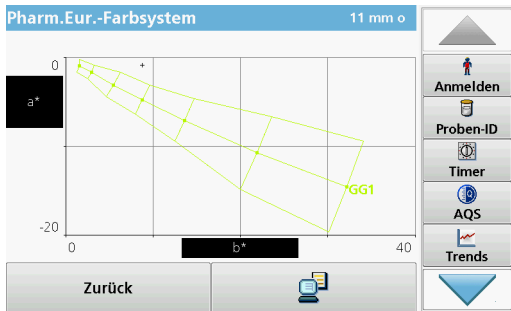


Die CIE- $L^*a^*b^*$ Werte hängen von der Schichtdicke der Küvette ab. Daher ist die Skalierung der a^* , b^* Achse auch von der verwendeten Küvettschichtdicke abhängig.


Kurve für die grünlich-gelbe Skala GG.

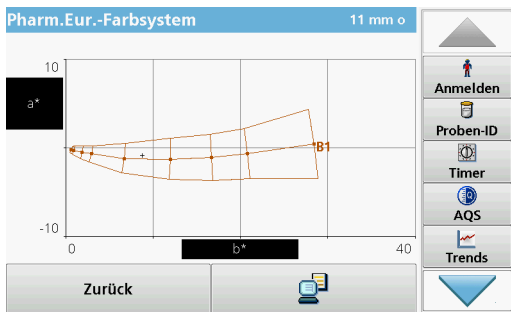


Kurve für die bräunliche Skala B.

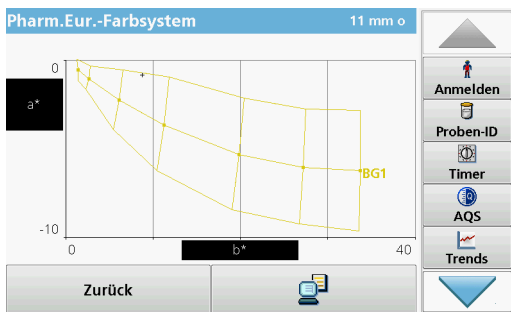

Kurve für die bräunlich-gelbe Skala BG.

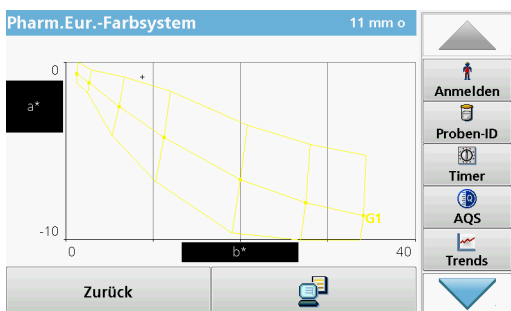


Kurve für die gelbe Skala G.

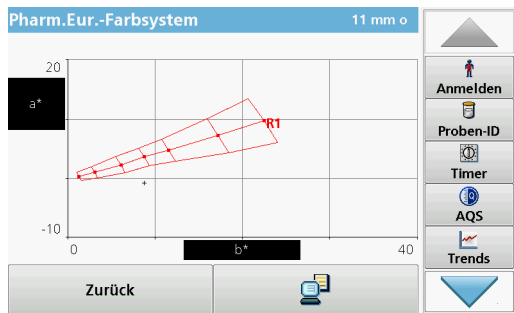

Kurve für die rote Skala R.



Wenn der CIE-L*a*b* Wert der Probe keiner Referenzlösung in einer ausgewählten Skala entspricht, wird das Zeichen -> (nächster) angezeigt, gefolgt von der nächstliegenden Referenzlösung mit der geringsten Farbdifferenz ΔE^* . Wählen Sie in diesem Fall **Auto** für eine Farbzuzuordnung in allen Skalen, um zu sehen, welche Farbskala und Farbreferenzlösung der Probenfarbe am ehesten entspricht.

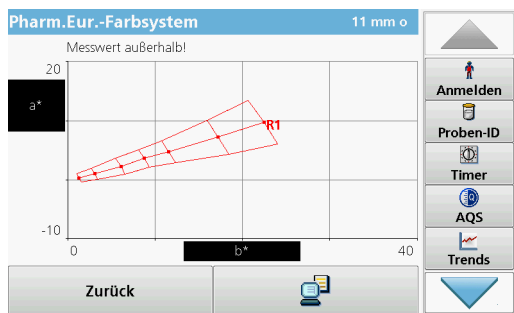

Wenn der Farbraum der Probe außerhalb der Kurve einer Farbvergleichsskala liegt, wird die Fehlermeldung **Messwert außerhalb!** oberhalb der Kurve angezeigt.

5.5.8.2 Durchführung einer Farbmessung nach dem US-Arzneibuch

Die verwendete Methode zur Bestimmung der Farbe nach dem US-Arzneibuch entspricht den Spezifikationen in *Kapitel 631 „Color and Achromicity“* sowie in *Kapitel 1061 „Color - Instrumental measurement“*. Insgesamt 20 Farbreferenzlösungen (durch die aufeinanderfolgenden Buchstaben A bis T gekennzeichnet) sind im US-Arzneibuch definiert. Die Farbe der gemessenen Probe wird automatisch mit den Farbreferenzlösungen in Beziehung gesetzt. Dies bedeutet, dass die Farbreferenzlösung, die der Probe am nächsten liegt (das heißt, die Referenzlösung mit der kleinsten Farbdifferenz ΔE^* zur Farbe der Probe) angezeigt wird. Die Werte ΔL^* , Δa^* und Δb^* sind die quantitativen Unterschiede zwischen den L^* , a^* und b^* Werten der Probe und denen der angezeigten USP-Lösungen.

Die Messungen können mit Küvetten mit Schichtdicken von 10 mm, 11 mm oder 50 mm ausgeführt werden. Die Verwendung größerer Schichtdicken erhöht die Genauigkeit der Messung.




Die CIE- $L^*a^*b^*$ Werte hängen von der Schichtdicke ab und beziehen sich immer auf den Typ der verwendeten Küvette.

1. Tippen Sie auf **U.S. Pharmakopöe**.
2. Setzen Sie die Probenküvette ein.
3. Das Ergebnis der Farbberechnung wird angezeigt.

Der $\Delta L^*a^*b^*$ -Wert zeigt die Farbdifferenz der gemessenen Probe bezogen auf den nächsten USP-Farbstandard, der oberhalb der Farbdifferenzwerte angezeigt wird (hier Farbstandard B).


Der ΔE^* -Wert zeigt die dreidimensionale Farbdifferenz der gemessenen Probe bezogen auf den USP-Farbstandard B.

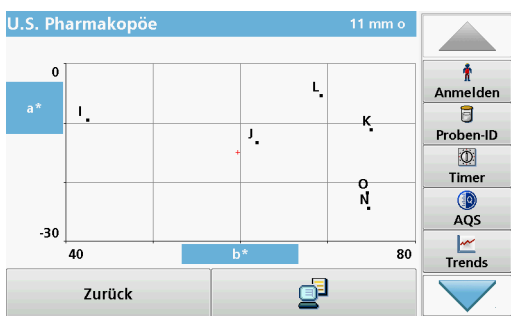

Der berührungsempfindliche Bereich um den Farbstandard ist aktiv.


4. Tippen Sie auf den Bereich um den Farbstandard (hier B). Die Farbachse a^* , b^* und die Farbräume der Probe (+) sowie die USP-Farbstandards werden angezeigt. Das Ergebnis der Farbzurordnung wird grafisch angezeigt.
5. Tippen Sie auf das Symbol **Daten senden**, um die Grafik auszudrucken, oder auf **Zurück**, um das Fenster zu verlassen.

5.5.8.3 Durchführung einer Farbmessung nach Chinese Pharmacopoeia (ChP) für C/2°

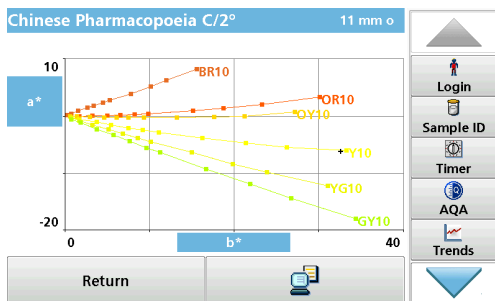

Das chinesische Handelsklassen-Schema für pharmazeutische Lösungen ist in sechs Farbskalen aufgeteilt: grünlich-gelb (GY0.5-GY10); gelblich-grün (YG0.5-YG10); gelb (Y0.5-Y10); orange-gelb (OY0.5-OY10); orange-rot (OR0.5-OR10); bräunlich-rot (BR0.5-BR10). Das Chinesische Arzneibuch ähnelt den Farbskalen des Europäischen Arzneibuchs (EP), mit gelben, roten und blauen Primärlösungen. Die gelben Lösungen jedoch unterscheiden sich vom Europäischen Arzneibuch im Anteil der Lösung und Farb-Benennung.

5.5.8.4 Durchführung einer Farbmessung nach Chinese Pharmacopoeia (ChP) für D65/10°

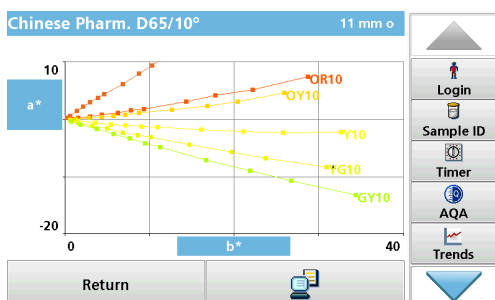

Das Chinesische Arzneibuch D65/10° (ChP 2015) dient der Bewertung der Farbe von Proben unter Verwendung der Tageslicht-Einstellungen D65 und des 10°-Normalbeobachters.

5.5.8.5 Bestimmung der Klett-Farbzahl

Die Klett-Farbzahl wird in der Kosmetikindustrie verwendet, um Tenside und Reinigungsmittel zu bewerten. Die Klett-Farbzahl wird üblicherweise in 40 mm Küvetten/-Probenküvetten mit einem Summerson-Photometer unter Verwendung eines Blaufilters gemessen (Nr. 42).

Der Messbereich beginnt bei der Klett-Farbzahl 0 und endet bei Klett-Farbzahl 1000.

Sie können die Klett-Farbzahl mit allen Küvettentypen (10, 11 und 50 mm) messen. Die 50 mm Küvette bietet jedoch die höchste Genauigkeit. Das Messergebnis wird jedoch immer für Klett mit 40 mm und Blaufilter Nr. 42 berechnet.

5.5.8.6 Bestimmung des AOCS Cc 13 e (Lovibond®) Skala

Die Berechnung der Lovibond-Farbzahlen ist von den Methoden AOCS Cc 13e oder BS 684 -1.14 abgeleitet und basiert auf den gelb/roten Werten (5 1/2 inch oder 1 inch) der AF900/AF960-Geräte. Auf dem Ausdruck werden die 1"-Werte mit 1 gekennzeichnet.

5.5.8.7 Bestimmung des Yellowness-Index (ASTM D 1925)

Der Yellowness-Index wird nach ASTM D 1925 für Normlichtart C und einem 2°-Normalbeobachter berechnet und angezeigt. Diese Farbzahl kann in 10 mm, 11 mm oder 50 mm Küvetten gemessen werden.

Der Yellowness-Index wird folgendermaßen berechnet:

$$Y_i = 100 \times (1,277 \times X + 1,059 \times Z) / Y$$

5.5.8.8 Bestimmung der Hess-Ives-Farbzahl

Die Hess-Ives-Farbzahl wird in der Kosmetikindustrie verwendet, um die Farbe von Fettderivaten zu bewerten. Sie kombiniert in einer Zahl die gewichteten Farbintensitäten, welche die roten, grünen und blauen Anteile des Transmissionsspektrums der Probe bei 3 Wellenlängen darstellen. Sie wird in DGK 8-Methode Nr. F 050.2 definiert und gemäß dieser Methode berechnet und angezeigt. Die Hess-Ives-Farbzahl wird wie folgt berechnet:

$$H - I = ((R + G + B) \times 6) / \text{Schichtdicke}$$

dabei sind R, G und B die Farbkomponenten für die roten (640 nm), grünen (560 nm) und blauen (464 nm) Anteile. für R, G und B:

$$R = 43,45 \times E_{640}$$

$$G = 162,38 \times E_{560}$$

$$B = 22,89 \times (E_{460} + E_{470}) / 2$$

5.5.8.9 Bestimmung der ADMI-Farbzahl

Die ADMI-Farbzahl wird verwendet, um die Farbe von Wasser und Abwasser zu messen, deren Farbton sich grundlegend von

dem der Platin-Kobalt-Skala unterscheidet, jedoch in der Farbstärke diesen ähnlich ist.

Das American Dye Manufacturers Institute (ADMI) hat den Platin-Kobalt-Standard der American Public Health Association (APHA) als Standard für die Farbzahl übernommen. Obwohl dieser Standard auf gelber Farbe beruht, funktioniert die ADMI-Methode für alle Farbtöne.

Die Messungen können mit 10 mm, 11 mm oder 50 mm Küvetten ausgeführt werden. Eine höhere Schichtdicke erhöht die Genauigkeit (50 mm Schichtdicke wird empfohlen).

Trübe Proben müssen vor der Analyse gefiltert werden.

5.5.8.10 Bestimmung der Säurewaschzahl

ASTM D848 - 09 ist die Standard Test Methode für die Säurewaschzahl in der Industrie „Aromatische Kohlenwasserstoffe“. Das Testverfahren deckt die Bestimmung der Säurewaschzahl von Benzol, Toluol, Xylol, raffinierte Lösungsmittel wie Naphtha und ähnliche aromatische Kohlenwasserstoffe ab. Die Farbskala wurde entwickelt, um Verunreinigungen der industriellen aromatischen Kohlenwasserstoffe festzustellen. Z.B. verursacht eine Schwefelverunreinigung eine Verfärbung des Materials.


5.5.8.11 Bestimmung des ICUMSA Farbindex

Der ICUMSA Farbindex ist eine photometrische Methode zur Farbkorrektur von gefilterten Zucker-Lösungen. Die Test-Methode basiert auf der Transmission der Lösung mit einer bekannten Konzentration (Brix-Wert) bei der Wellenlänge 420 nm.


5.6 Messung von Farbdifferenzen (nur LICO 690)

Der Modus zur Farbdifferenzmessung wird verwendet, um eine quantitative Farbdifferenz zwischen einer Referenz (R) und einer Probe (P) im dreidimensionalen Farbraum (CIE-L*a*b* oder Hunter-Lab) zu bestimmen. In diesem Modus ist ein zusätzlicher Referenzspeicher für bis zu 100 Referenzen verfügbar.

5.6.1 Durchführung einer Farbdifferenzmessung

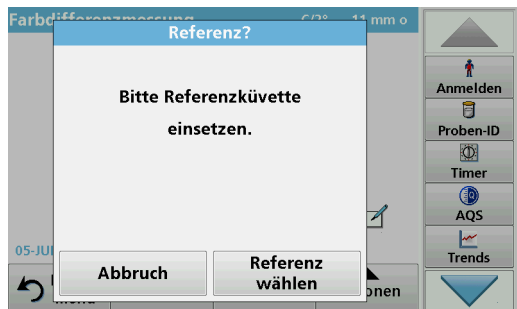

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Farbdifferenzmessung**.
2. Setzen Sie eine Referenzküvette ein.

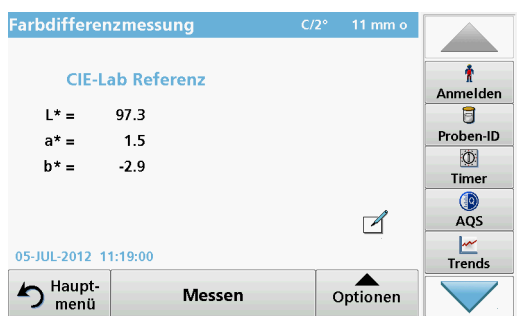

3. Der CIE-L*a*b* Referenzwert der Probe wird angezeigt.
4. Entnehmen Sie die Referenzküvette.



5. Setzen Sie die Probenküvette ein, oder tippen Sie auf **Messen**, um die Referenzküvette nochmals zu messen.
6. Die Farbzahlen der Probe und die Farbdifferenzen zwischen der Probe und der Referenz werden angezeigt.

7. Tippen Sie auf **Option**, um weitere Programmfunktionen anzuwählen. In **Tabelle 6** finden Sie weitere Informationen zu den Programmoptionen.


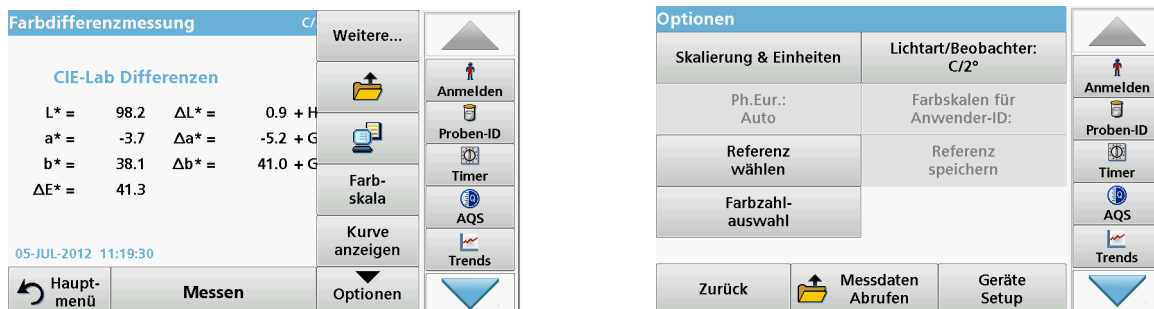



Tabelle 6 Optionen für Farbdifferenzmessung

Optionen	Beschreibung
Weitere	Weitere Optionen werden angezeigt.
Symbol Speichern	Symbol: Messdaten speichern , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Aus gewählt wurde. Symbol: Messdaten Abrufen , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Ein gewählt wurde.
Symbol Daten senden	Zum Senden von Daten an einen Drucker, PC oder USB-Speicher (Typ A)
Farbskala	Auswählen der Farbskala
Kurve anzeigen Tabelle anzeigen Farbwerte anzeigen	KURVE ANZEIGEN zeigt die Spektralkurve der Transmissions- oder Extinktionskurve. „Kurve anzeigen“ wird nach der ersten Messung aktiviert. TABELLE ANZEIGEN zeigt die Spektraltransmissionswerte T% von 380 nm bis 720 nm an. FARBWERTE ANZEIGEN zeigt das Ergebnis der letzten Farbberechnung an.
Skalierung & Einheiten	EINHEITEN : Wählen Sie Extinktion oder Transmission aus. SKALIERUNG : Im automatischen Skalierungsmodus wird die y-Achse automatisch angepasst, sodass der gesamte Scan angezeigt wird. Im manuellen Skalierungsmodus kann dieser Bereich begrenzt werden, sodass nur ein bestimmter Ausschnitt des Scans angezeigt wird.
Ph.Eur.: Auto	Europäisches Arzneibuch Wählen Sie AUTO oder die GEWÜNSCHTE SKALA
Referenz wählen	Wählen Sie gespeicherte Referenzdaten.
Farbzahlauswahl	Definition von 3 verschiedenen Farbzahlkombinationen mit bis zu 3 verschiedenen Farbzahlen zur Ergebnisanzeige. Auswahl 1 : Klett-Farbzahl + Yellowness-Index Auswahl 2 : Klett-Farbzahl + ADMI-Farbzahl + Yellowness-Index Auswahl 3 : Yellowness-Index + Einzel-Transmission
Lichtart/Beobachter	Lichtart : Wählen Sie C, A oder D65 Beobachter : 2° oder 10°
Farbskalen für Anwender-ID	Konfigurieren Sie die Farbskala für Anzeige bzw. Druck .
Referenz speichern	Speichern Sie neue Referenzdaten.

5.6.1.1 Kurve/Tabelle/Farbwerte anzeigen

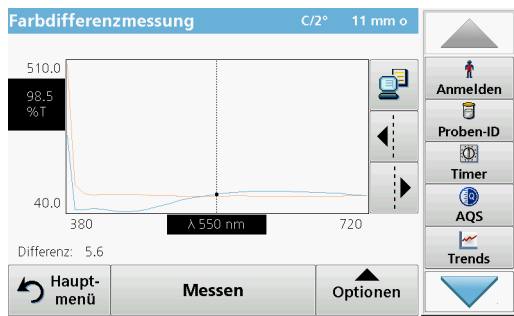

1. Tippen Sie auf **Optionen > Kurve anzeigen**, um die Transmissionskurve der Probe (schwarze Linie) und der Referenz (rote Linie) im Wellenlängenbereich von 380 nm bis 720 nm auf der x-Achse und die % Transmission auf der y-Achse anzuzeigen. In der Mitte der Kurve wird eine gestrichelte Cursorlinie angezeigt. Unterhalb der Grafik wird die Transmissionsdifferenz zwischen Referenz und Probe an der aktuellen Cursorposition angezeigt.

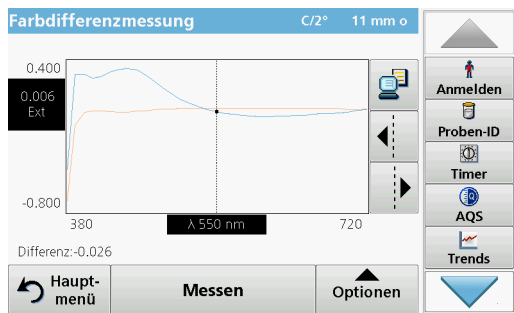

2. Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche auf dem rechten Bildschirm, um die Cursorlinie nach links oder rechts zu verschieben oder um eine beliebige Position innerhalb des Kurvenbereichs zu berühren. In der Mitte der x-Achse wird die Wellenlänge an der aktuellen Cursorposition angezeigt.

3. Tippen Sie auf **Optionen > Weitere > Skalierung & Einheiten > Ext.** Eine Kurve wird angezeigt, aus der die Extinktionskurve der Messung hervorgeht. Unterhalb des Kurvendiagramms wird die Absorptionsdifferenz angezeigt.

nm	%T	nm	%T	nm	%T
380	281.2	390	49.6	400	49.6
410	53.6	420	51.3	430	47.4
440	45.1	450	44.7	460	46.3
470	50.0	480	56.8	490	63.8
500	71.5	510	79.0	520	84.4
530	89.9	540	94.6	550	98.5
560	102.0	570	103.9	580	105.7

4. Tippen Sie auf **Optionen > Tabelle anzeigen**, um zur Tabelle der Transmissionswerte bzw. Extinktionswerte umzuschalten (je nach Auswahl in „Skalierung & Einheiten“).


Es gibt drei Spalten, in denen die Wellenlänge 380 nm bis 580 nm und die entsprechende Transmission/Extinktion angezeigt werden.

Blättern Sie nach unten, um die Transmissions- und Extinktionswellenlängen bis 720 nm anzuzeigen.



5. Tippen Sie auf **Optionen > Farbwerte anzeigen**. Die Farbzahl der Probe wird angezeigt.

5.6.2 Durchführung einer Messung von Farbdifferenzen mit gespeicherten Referenzwerten

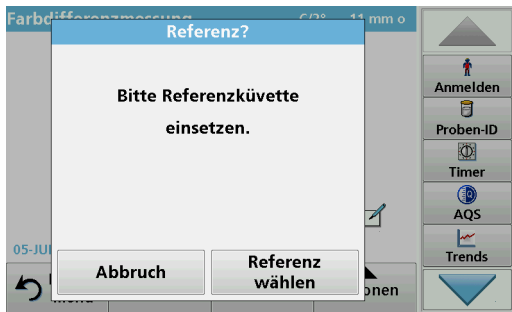


1. Tippen Sie auf **Farbdifferenzmessung** im Hauptmenü.
2. Tippen Sie auf **Referenz wählen**.



3. Eine Liste der verfügbaren Referenzen wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf die erforderliche Referenz.
5. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Referenz wählen**.
6. Setzen Sie die Probenküvette ein.


Wichtiger Hinweis: Für die Farbdifferenzmessung ist es unerlässlich, dass für die Messung der Proben derselbe Küvettentyp verwendet wird, der auch für die Referenzmessung verwendet wurde.

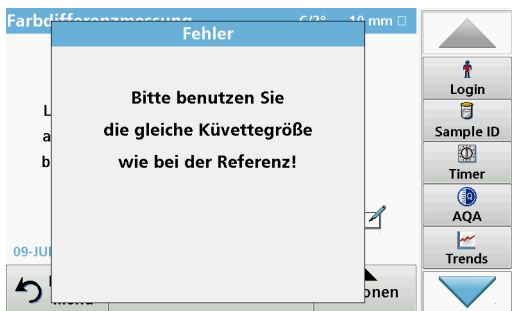

Beispiel:


Es ist nicht möglich, eine Referenz auszuwählen, die in einer 10 mm Küvette gemessen wurde, und dann eine Differenzmessung mit einer 50 mm Küvette auszuführen.

5.6.3 Hinzufügen einer Referenz zur Referenzliste

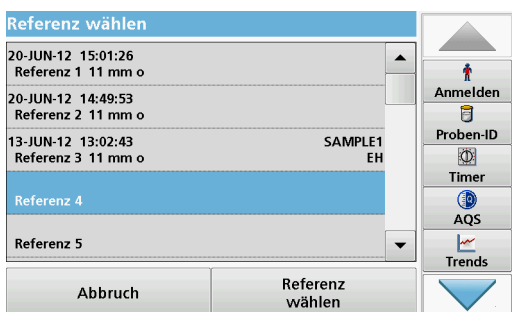

1. Tippen Sie auf **Farbdifferenzmessung** im Hauptmenü.
2. Setzen Sie eine Referenzküvette ein.
3. Tippen Sie auf **Optionen > Weitere > Referenz speichern**. Die Referenzdatenliste wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf eine freie Referenznummer.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

5.7 Photometrie (nur LICO 690)

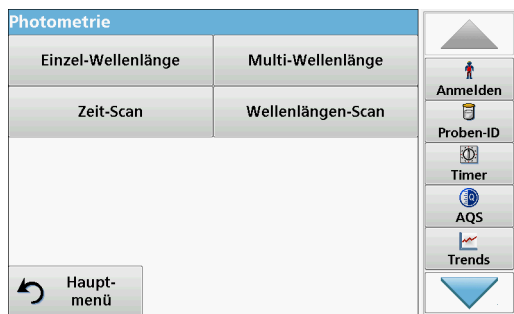

Im Photometriemodus können photometrische Messungen wie folgt ausgeführt werden:

- Messungen bei einer Wellenlänge
- Messungen bei mehreren Wellenlängen
- Zeit-Scan
- Wellenlängen-Scans

5.7.1 Einzel-Wellenlänge (Extinktions-, Konzentrations- bzw. Transmissionsmessung)

Der Modus Einzel-Wellenlänge lässt sich auf drei verschiedene Arten nutzen. Ist die Messwellenlänge zur quantitativen Bestimmung eines Parameters bekannt, können mit diesem Messprogramm folgende Auswertungen durchgeführt werden:

- Extinktionsmessung: Gemessen wird die von der Probe absorbierte Lichtmenge in Extinktionseinheiten.
- Transmissionsmessung (%): Gemessen wird der prozentuale Anteil des Lichts, das die Probe durchdringt und den Detektor erreicht.
- Konzentrationsmessung: Durch die Eingabe eines Konzentrationsfaktors können die Extinktionsmesswerte in Konzentrationswerte umgerechnet werden. Bei einer graphischen Darstellung, in der die Konzentration gegenüber der Extinktion aufgetragen wird, ist der Konzentrationsfaktor die Steigung der Geraden.


5.7.1.1 Einrichtung des Messmodus bei Einzel-Wellenlänge

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Einzel-Wellenlänge**.
2. Tippen Sie auf **Optionen**, um Parameter einzurichten.




Tabelle 7 Optionen bei Einzel-Wellenlänge

Optionen	Beschreibung
Weitere	Weitere Optionen werden angezeigt.
Symbol Speichern	Symbol: Messdaten speichern , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Aus gewählt wurde. Symbol: Messdaten Abrufen , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Ein gewählt wurde.
%Trans/Ext	Schaltet die Einstellung im Messmodus von % Transmission auf Konzentration oder auf Extinktion um.
λ Wellenlänge	Eingabe der Messwellenlänge. Benutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld, um die Messwellenlänge einzugeben. Es kann eine Wellenlänge im Bereich von 320–1100 nm eingegeben werden.
Symbol Daten senden	Zum Senden von Daten an einen Drucker, PC oder USB-Speicher (Typ A)
Konzentrations-Faktor	Multiplikationsfaktor zur Umrechnung von Extinktionswerten in Konzentrationswerte.
Konzentrations-Auflösung	Auswahl der Anzahl Dezimalstellen nach dem Komma.
Messdaten Abrufen	Zum Abrufen von gespeicherten Messdaten, Wellenlängen-Scans oder Zeit-Scans siehe Kapitel 5.3, Seite 42 .
Geräte Setup	Grunddaten des Geräts, siehe Kapitel 5.2, Seite 25 .

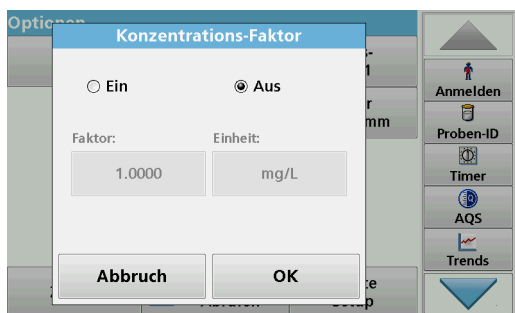

Konzentrations-Faktor:

1. Tippen Sie auf **Konzentrations-Faktor: Aus** im Menü „Optionen“.
2. Tippen Sie auf **Ein**, um diese Funktion zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche Faktor und geben Sie den Faktor ein.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einheit** und wählen Sie aus der angezeigten Liste die entsprechende Konzentrationseinheit.
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

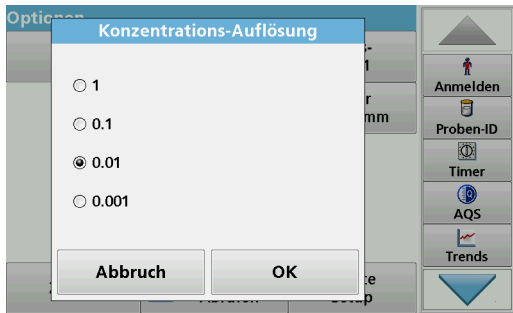

Konzentrations-Auflösung:

1. Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf die Menüoption **Konzentrations-Auflösung**.
2. Wählen Sie die Auflösung.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Tippen Sie dann auf **Zurück**, um zum Messmodus zurückzukehren.

5.7.1.2 Durchführung von Messungen bei einer Wellenlänge (Einzelmessung)



1. Setzen Sie die Nulllösungsküvette in den Küvettenschacht ein.
2. Tippen Sie auf **Null**.
*Hinweis: Die Schaltfläche **Messen** ist erst nach abgeschlossener Nullmessung aktiv.*
3. Setzen Sie die Analysenküvette in den Küvettenschacht ein.
4. Tippen Sie auf **Messen**.
5. Daten speichern, siehe [Kapitel 5.3.1, Seite 42](#).

5.7.2 Multi-Wellenlängen-Modus - Messungen bei mehreren Wellenlängen

Der Multi-Wellenlängen-Modus erlaubt Messungen unter Verrechnung (Summe, Differenz, Verhältnis) mehrerer Extinktionswerte, die bei bis zu vier Wellenlängen gemessen wurden.

- Extinktionsmessung: Gemessen wird die von der Probe absorbierte Lichtmenge in Extinktionseinheiten.
- Transmissionsmessung (%): Gemessen wird der prozentuale Anteil des Lichts, das die Probe durchdringt und den Detektor erreicht.
- Konzentrationsmessung: Durch die Eingabe eines Konzentrationsfaktors können die Extinktionsmesswerte in Konzentrationswerte umgerechnet werden. Bei einer graphischen Darstellung, in der die Konzentration gegenüber der Extinktion aufgetragen wird, ist der Konzentrationsfaktor die Steigung der Geraden. Die Konzentration wird anhand eines Einzelfaktors für jede Wellenlänge berechnet, der vom Anwender eingegeben wird.

5.7.2.1 Einrichten des Messmodus bei mehreren Wellenlängen

Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Multi-Wellenlänge**. Tippen Sie auf **Optionen**, um Parameter einzurichten.



Tabelle 8 Optionen für Multi-Wellenlänge

Optionen	Beschreibung
Weitere	Weitere Optionen werden angezeigt.
Symbol Speichern	Symbol: Messdaten speichern , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Aus gewählt wurde. Symbol: Messdaten Abrufen , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Ein gewählt wurde.
%Trans/Ext	Schaltet die Einstellung im Messmodus von % Transmission auf Konzentration oder auf Extinktion um.
λ Wellenlänge	Eingabe der Messwellenlänge. Benutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld, um die Messwellenlänge einzugeben. Es kann eine Wellenlänge im Bereich von 320-1100 nm eingegeben werden.
Symbol Daten senden	Zum Senden von Daten an einen Drucker, PC oder USB-Speicher (Typ A)
Konzentrations-Faktor	Multiplikationsfaktor zur Umrechnung von Extinktionswerten in Konzentrationswerte.
Konzentrations-Auflösung	Auswahl der Anzahl Dezimalstellen nach dem Komma.
Berechnungs-Formel:	Berechnungsgrundlage für die Auswertung von Proben
Messdaten Abrufen	Zum Abrufen von gespeicherten Messdaten, Wellenlängen-Scans oder Zeit-Scans siehe Kapitel 5.3, Seite 42 .
Geräte Setup	Grunddaten des Geräts, siehe Kapitel 5.2, Seite 25 .



Berechnungs-Formel:

1. Tippen Sie auf **Berechnungs-Formel**.
2. Die in der oberen Schaltfläche gewählte Formel legt die Anzahl der einzugebenden Wellenlängen und Faktoren fest, die darunter angezeigt werden.
3. Tippen Sie zum Ändern der Berechnungs-Formel auf die Schaltfläche.
4. Wählen Sie eine Formel aus der angezeigten Liste.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Wenn eine neue Formel ausgewählt wird, ändert sich die Anzahl von Variablen darunter entsprechend.

Folgende Formeln stehen zur Verfügung:

$$K_1 A_1 + K_2 A_2$$

$$K_1 A_1 + K_2 A_2 + K_3 A_3$$

$$K_1 A_1 + K_2 A_2 + K_3 A_3 + K_4 A_4$$

$$K_1 A_1 / K_2 A_2$$

$$(K_1 A_1 + K_2 A_2) / K_3 A_3$$

$$(K_1 A_1 + K_2 A_2) / (K_3 A_3 + K_4 A_4)$$

A_1 Extinktionswert der Wellenlänge 1

A_2 Extinktionswert der Wellenlänge 2 usw.

K_1 Multiplikationsfaktor Wellenlänge 1

K_2 Multiplikationsfaktor Wellenlänge 2 usw.

Für den Fall, dass eine Subtraktion erforderlich ist, können die Faktoren mit einem negativen Vorzeichen eingegeben werden.



6. Tippen Sie auf die Schaltflächen „λx:“, um die Wellenlängen zu ändern.
7. Geben Sie die gewünschte Wellenlänge über das alphanummerische Tastenfeld ein.
8. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



9. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Kx:“, um einen Faktor zu ändern.
10. Geben Sie den gewünschten Faktor über das alphanummerische Tastenfeld ein.
11. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.


Hinweis: Es können bis zu 5-stellige Zahlenwerte eingegeben werden! Maximal sind vier Stellen nach dem Komma möglich.



Konzentrations-Faktor:

1. Tippen Sie auf **Konzentrations-Faktor: Aus** im Menü „Optionen“.
2. Tippen Sie auf **Ein**, um diese Funktion zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Faktor**.
4. Geben Sie den Faktor ein, mit dem die Extinktionsmessungen multipliziert werden sollen.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einheit**.

6. Wählen Sie aus der angezeigten Liste die entsprechende Konzentrationseinheit.
7. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

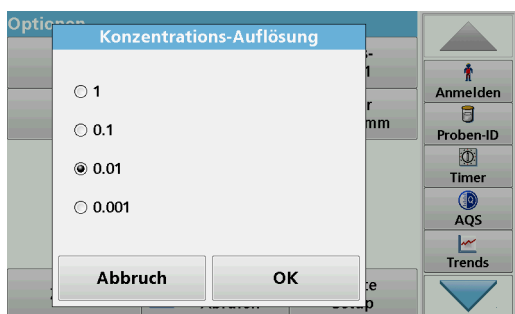

Konzentrations-Auflösung:

1. Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf die Menüoption **Konzentrations-Auflösung**.
2. Wählen Sie die Auflösung.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Tippen Sie dann auf **Zurück**, um zum Messmodus zurückzukehren.

5.7.2.2 Durchführung einer Messung im Multi-Wellenlängen-Modus



1. Setzen Sie die Nulllösungsküvette in den Küvetenschacht ein.
2. Tippen Sie auf **Null**.
*Hinweis: Erst nach Abschluss der Nullmessung ist die Schaltfläche **Messen** aktiv.*
3. Setzen Sie die Analysenküvette in den Küvetenschacht ein.
4. Tippen Sie auf **Messen**.
5. Daten speichern, siehe [Kapitel 5.3.1, Seite 42](#).

5.7.3 Zeit-Scan, zeitlicher Verlauf der Extinktion/Transmission

Der Zeit-Scan-Modus wird eingesetzt, um Extinktions- bzw. Transmissionsdaten über einen definierten Zeitraum zu sammeln. Diese Daten können sowohl graphisch als auch tabellarisch angezeigt werden.


5.7.3.1 Setup-Parameter des Zeit-Scans

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Zeit-Scan**.
2. Tippen Sie auf **Optionen**, um die Parameter zu konfigurieren.



Tabelle 9 Optionen für den Zeit-Scan


Optionen	Beschreibung
Weitere	Weitere Optionen werden angezeigt.
Symbol Speichern	Symbol: Messdaten speichern , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Aus gewählt wurde. Symbol: Messdaten Abrufen , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Ein gewählt wurde.
Zeit & Intervall	Eingabe der gesamten Scan-Zeit und des entsprechenden Zeitintervalls.
λ	Eingabe der Messwellenlänge.
Tabelle/Kurve anzeigen	Anzeige von Messungen als Extinktion, Transmission oder Konzentration. Dies kann nach der Erfassung der Probandaten geändert werden.
Skalierung und Einheiten	Skalierung: Im automatischen Skalierungsmodus wird die y-Achse automatisch angepasst, sodass der gesamte Scan angezeigt wird. Im manuellen Skalierungsmodus kann dieser Bereich begrenzt werden, so dass nur ein bestimmter Ausschnitt des Scans angezeigt wird. Einheiten: Auswahl der Einheit Extinktion oder Transmission.
Daten senden	Daten werden an einen Drucker, PC oder USB-Speicher (USB A) gesendet.
Messdaten Abrufen	Zum Abrufen von gespeicherten Messdaten, Wellenlängen-Scans oder Zeit-Scans siehe Kapitel 5.3, Seite 42 .
Geräte Setup	Grunddaten des Geräts, siehe Kapitel 5.2, Seite 25 .

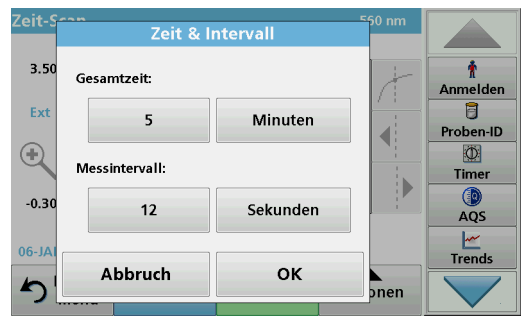

Zeit und Intervall:

1. Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf die Menüoption **Zeit & Intervall**.
2. Geben Sie die Gesamtzeit und das Messintervall ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Hinweis: Insgesamt können während eines Scans maximal 500 Messungen durchgeführt werden. Sollten Sie eine Gesamtzeit und ein Zeitintervall gewählt haben, die diese Anzahl Messungen überschreitet, wird das Zeitintervall automatisch vorgegeben und die Schaltfläche **OK** wird inaktiv.

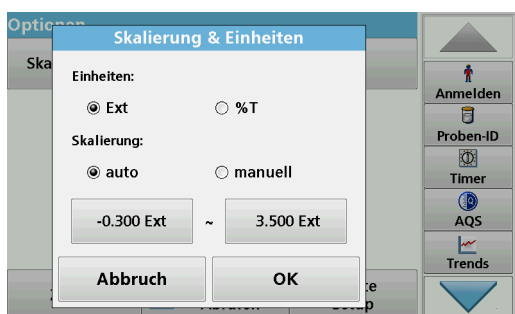

Skalierung und Einheiten:

1. Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf die Menüoption **Skalierung & Einheiten**.
2. Aktivieren Sie die entsprechende Einheit: **Extinktion (Ext)** bzw. **Transmission (%T)**.
3. Aktivieren Sie automatische bzw. manuelle Skalierung der y-Achse.

Hinweis: Bei Auswahl der manuellen Skalierung können die Grenzwerte y_{min} und y_{max} über das alphanumerische Tastenfeld eingegeben werden. Die Kurve wird angepasst, um nur die Werte im ausgewählten Bereich anzuzeigen. Bei Auswahl der automatischen Skalierung wird der gesamte Scanbereich angezeigt.

4. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
5. Tippen Sie auf **Zurück**, um zum Scan Modus zurückzukehren.

5.7.3.2 Durchführung eines Zeit-Scans




Nachdem alle Scan-Parameter ausgewählt wurden, muss zuerst eine Nullmessung durchgeführt werden. Danach kann die Probe analysiert werden.

1. Setzen Sie die Nulllösungsküvette in den Küvetenschacht ein und schließen Sie die Küvetenschacht-Abdeckung.
2. Tippen Sie auf **Null**.
Der Blindwert wird im Bildschirm angezeigt.

3. Setzen Sie die Analysenküvette in den Küvetenschacht ein und schließen Sie die Küvetenschacht-Abdeckung.
4. Tippen Sie auf **Messen**.

Die Erfassung von Zeit-Scan-Daten (kinetische Daten) beginnt.


Hinweis: Während der Messung wechselt die Bezeichnung der Schaltflächen **Null** und **Messen** in **Markierung** und **Stopp**.

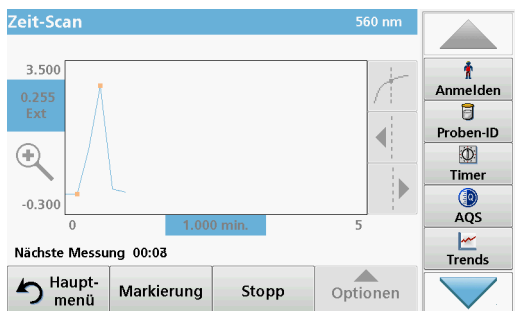

- **Markierung:** Durch Tippen auf die Schaltfläche Markierung können Sie den nächsten Messpunkt sichtbar auf dem Bildschirm markieren. Diese Markierung wird nicht vom Gerät benutzt, aber sie steht dem Anwender zur Verfügung und mit ihr kann eine signifikante Veränderung (z. B. die Zugabe einer Probe oder einer anderen Reagenz) hervorgehoben werden. Die Markierung wird auch in der Tabelle gezeigt.
- Durch Tippen auf **Stopp** wird die Messsequenz abgebrochen.

5.7.3.3 Analyse der Zeit-Scan-Daten

Nach Aufnahme eines Zeit-Scans können die Daten folgendermaßen bearbeitet werden:

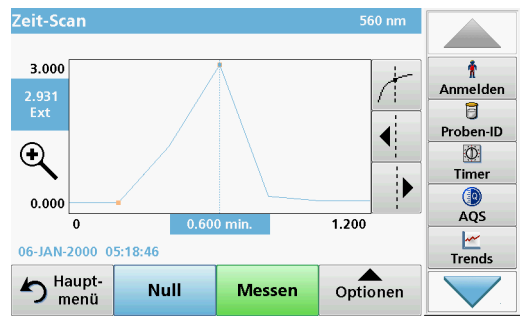

Der **Zeit-Scan** ist beendet, wenn

- nach Ablauf der Gesamtzeit ein akustisches Signal ertönt
- die Kurve über den gesamten Bereich abgebildet wird
- die Skalierung der x-Achse automatisch angepasst wird
- die Cursor-Funktionen im Navigationsmenü (rechts neben der Kurve) aktiviert sind

Navigieren innerhalb eines Zeit-Scans oder einer Zeit-Scan-Analyse

Nachdem ein Zeit-Scan aufgenommen wurde, werden die Daten Zeit/Extinktion bzw. Transmission graphisch in einer Kurve dargestellt.

Dort, wo der Cursor sich auf der Kurve befindet, wird die bis zu diesem Punkt abgelaufene Zeit und der entsprechende Extinktionswert hervorgehoben.

Tabelle 10 Navigation innerhalb des Zeit-Scans

Cursor-Funktion/ Zoom-Funktion	Beschreibung
Symbol Kurve (Auswahl des Cursor-Modus)	Delta-Modus: Ein zweiter Cursor wird aktiviert. Die Position des fixen Cursors wurde zuvor im einfachen Cursor-Modus festgelegt. Mit dem aktiven Cursor können Sie jeden Punkt der Messkurve auswählen. Es wird die Differenz zu dem fixen Cursor auf der Kurve abgebildet. Die Delta-Werte werden entsprechend hervorgehoben und an den xy-Achsen angezeigt. Die Steigung der Kurve und der Korrelationskoeffizient (r^2) zwischen den Cursorpunkten im Delta-Modus wird unterhalb der Kurve angezeigt.
	Cursor-Modus einfach: Cursor bewegt sich an jeden ausgewählten Messpunkt des Scans.
Pfeiltasten	Pfeiltasten (rechts/links) bewegen den Cursor (entsprechend dem gewählten Modus) zum nächsten Datenpunkt. Die entsprechenden Daten des Messpunktes (Wellenlänge-, Extinktions- bzw. Transmissionswert) werden auf den xy-Achsen hervorgehoben. Hinweis: Sie können auch auf jeden beliebigen Punkt der Kurve tippen, um sich die entsprechenden Daten anzeigen zu lassen.
Zoom-Symbol	Mit dieser Funktion lassen sich Kurvenabschnitte im Bereich um den Cursor vergrößern. Nochmaliges Tippen auf das Zoom-Symbol stellt die Normalgröße wieder her.

5.7.4 Wellenlängen-Scan - Aufnahme von Extinktions- oder Transmissions-Spektren

Im Wellenlängen-Scan-Modus wird die Extinktion des Lichts in einer Lösung über einen definierten Wellenlängenbereich gemessen. Während ein Scan aufgenommen wird, muss die Küvettenschacht-Abdeckung geschlossen sein. Ein Scan im Rundküvettenschacht ist daher nicht möglich.

Die Messergebnisse können in Form einer Kurve, als prozentuale Transmission (%T) oder als Extinktion (Ext) angezeigt werden. Die gesammelten Daten lassen sich auch als Tabelle oder Kurve ausdrucken.

Die Daten sind für Formatierungsänderungen verfügbar. Hierzu zählen automatisches Skalieren und Zoom-Funktionen. Maxima und Minima werden ermittelt und tabellarisch dargestellt.

Der Cursor kann zu einem beliebigen Punkt der Kurve bewegt werden, um den Extinktions- oder Transmissionswert und die Wellenlänge abzulesen. Die Daten jedes Datenpunktes können ebenfalls tabellarisch dargestellt werden.

5.7.4.1 Einrichten des Wellenlängen-Scans

Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Wellenlängen-Scan**. Tippen Sie auf **Optionen**, um Parameter einzurichten.



Tabelle 11 Optionen beim Wellenlängen-Scan

Option	Beschreibung
Weitere	Weitere Optionen werden angezeigt.
Symbol Speichern	Symbol: Messdaten speichern , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Aus gewählt wurde. Symbol: Messdaten Abrufen , wenn unter Geräte Setup > Datenspeicher Setup > Autom. Speicherung:Ein gewählt wurde.
Referenz Ein/Aus	Aus der angezeigten Liste gespeicherter Scans wird ein Datensatz als Referenz-Scan/Überlagerungsscan ausgewählt. Dieser kann im Vergleich zum aktuell gemessenen Scan hervorgehoben werden oder im Hintergrund dargestellt werden. Hinweis: Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn bereits Scans mit dem gleichen Wellenlängenbereich und den gleichen Wellenlängenintervallen gespeichert wurden.
λ Wellenlänge	Eingabe des Wellenlängenspektrums und des Scan-Intervalls
Tabelle anzeigen Kurve anzeigen	Ermöglicht das Umschalten zwischen der Anzeige der tabellarischen Scandaten (Wellenlänge/Extinktion) und der graphischen Darstellung der Kurve. Hinweis: „Ansicht wählen“ wird nach der ersten Messung aktiviert.
Cursor-Modus	Zur Auswahl des Cursor-Modus Nachführen oder Max/Min . Die Auswahl bei dieser Menüoption bestimmt, an welche Punkte auf der Kurve sich der Cursor bewegt.
Daten senden	Daten werden an einen Drucker, PC oder USB-Speicher (USB A) gesendet.
Integral: Ein/Aus	Das Integral gibt die Fläche der Kurve an und die Ableitung des Integrals gibt die Originalfunktion wieder.
Skalierung und Einheiten	Skalierung: Im automatischen Skalierungsmodus wird die y-Achse automatisch angepasst, sodass der gesamte Scan angezeigt wird. Im manuellen Skalierungsmodus kann dieser Bereich begrenzt werden, so dass nur ein bestimmter Ausschnitt des Scans angezeigt wird. Einheiten: Auswahl der Einheit Extinktion oder Transmission.
Messdaten Abrufen	Zum Abrufen von gespeicherten Messdaten, Wellenlängen-Scans oder Zeit-Scans siehe Kapitel 5.3, Seite 42 .
Geräte Setup	Grunddaten des Geräts, siehe Kapitel 5.2, Seite 25 .



Einstellung des Wellenlängenbereichs

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche λ , im Menü „Optionen“, um den Wellenlängenbereich und das Wellenlängenintervall auszuwählen.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche oben links, um die untere Wellenlänge zu wählen.
3. Geben Sie die untere Wellenlänge ein.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche oben rechts, um die obere Wellenlänge zu wählen.
6. Geben Sie die obere Wellenlänge ein.
7. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

Hinweis: Die Werte der unteren und der oberen Wellenlänge dürfen nicht identisch sein.


8. Aktivieren Sie das gewünschte Wellenlängenintervall.

Hinweis: Die Wahl des Intervalls beeinflusst die Dauer und die Auflösung des Wellenlängen-Scans. Scans mit hoher Auflösung dauern länger als Scans mit niedriger Auflösung. Je größer die Schritte des Intervalls gewählt werden, desto schneller läuft der Scan. Die Auflösung der ermittelten Daten nimmt dagegen ab. Insgesamt können während eines Scans maximal 780 Messschritte durchgeführt werden.

Hinweis: Die maximale Wellenlänge wird automatisch angepasst, wenn die Differenz zwischen maximaler und minimaler Wellenlänge kein Vielfaches des Intervalls ist.


9. Tippen Sie auf **OK**, um zum Scan-Modus zurückzukehren.

Die ausgewählten Parameter werden an der x-Achse der Kurve abgebildet.

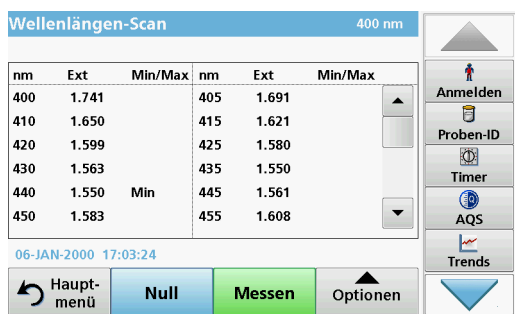


Ansicht auswählen (Tabelle anzeigen)

1. Führen Sie einen Wellenlängen-Scan durch ([Kapitel 5.7.4.2, Seite 88](#))
2. Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf **Tabelle anzeigen**.
3. Eine Tabelle mit den Ergebnissen wird angezeigt.
4. Tippen Sie zur Rückkehr zur Kurve auf **Optionen** und anschließend auf **Kurve anzeigen**.

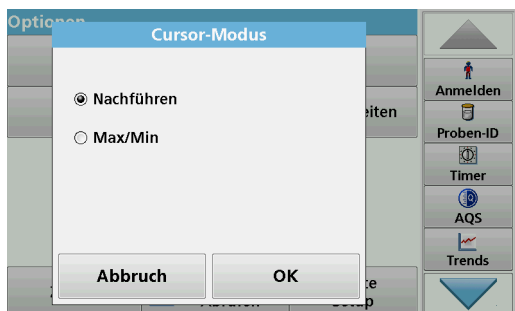

Cursor-Modus

1. Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf **Cursor-Modus: Nachführen**.
Die Auswahl bei dieser Menüoption bestimmt, welche Daten in der Tabelle angezeigt werden.
2. Aktivieren Sie als Cursor-Modus **Nachführen** oder **Max/Min**.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
4. Tippen Sie auf **Zurück**, um zum Scan-Modus zurückzukehren.

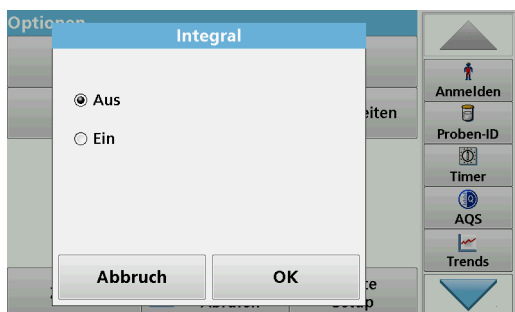


Integral

Das Integral gilt für den gesamten Wellenlängenbereich des Scans.

1. Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf **Integral: Aus**.
2. Aktivieren Sie **Ein**, um das Integral zu zeigen.
3. Ändern Sie den Wellenlängenbereich und führen Sie den Scan erneut aus, um das Integral anderer Wellenlängenbereiche zu finden.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
5. Tippen Sie auf **Zurück**, um zum Scan-Modus zurückzukehren.

Hinweis: Das Integral wird dort im Messmodus angezeigt, wo sonst das Datum angezeigt wird.

Hinweis: Für die nächste Scan-Messung wird die Einstellung für das Integral **Ein** sein.

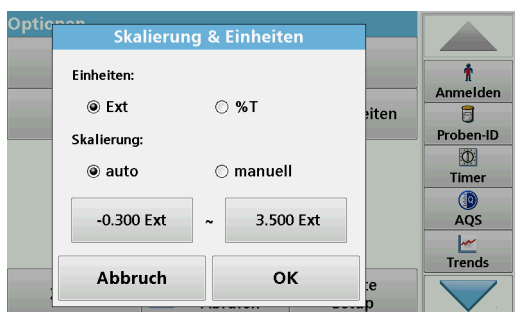

Skalierung und Einheiten


1. Tippen Sie auf **Optionen>Weitere..>Skalierung und Einheiten**.
2. Aktivieren Sie die entsprechenden Einheiten (**Ext** oder **%T**).
3. Aktivieren Sie **automatische** bzw. **manuelle** Skalierung der y-Achse.

Hinweis: Bei Auswahl der manuellen Skalierung können die Grenzwerte y_{min} und y_{max} über das alphanumerische Tastenfeld eingegeben werden. Die Kurve wird angepasst, um nur die Werte im ausgewählten Bereich anzuzeigen. Bei Auswahl der automatischen Skalierung wird der gesamte Scanbereich angezeigt.

4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Tippen Sie auf **Zurück**, um zum Scan-Modus zurückzukehren.


5.7.4.2 Durchführung eines Wellenlängen-Scans

Nachdem Sie alle Scan-Parameter ausgewählt haben, müssen Sie eine Basislinie (erste Nullmessung) aufnehmen. Ändern Sie einen Scan-Parameter, so müssen Sie eine neue Basislinie aufnehmen. Nach Scan der Basislinie ist das Gerät für das Scannen einer oder mehrerer Proben bereit.

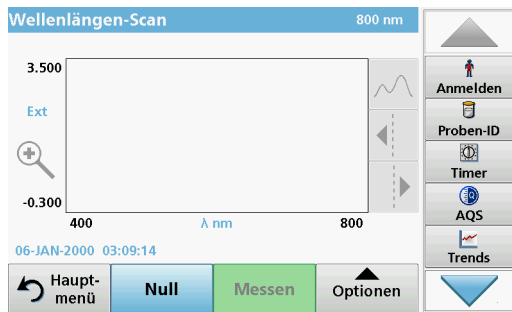


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf die Menüoption **Wellenlängen-Scan**.
2. Setzen Sie die Nulllösungsküvette in den Küvettenschacht ein und schließen Sie die Küvettenschacht-Abdeckung.

Hinweis: Der Küvettenschacht muss bei einem Scan mit dem Küvettenschacht-Abdeckung verschlossen sein. Deshalb können Sie keine Scans mit 11 mm Rundküvetten durchführen.

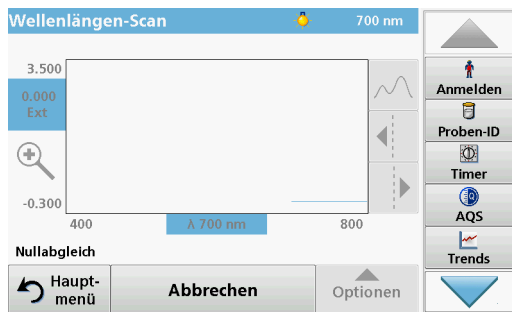

3. Tippen Sie auf **Null**.
Während des Scans der Basislinie wird im Bildschirm „Nullabgleich“ angezeigt.
4. Die vorbereitete Analysenküvette in den Küvettenschacht einsetzen und die Küvettenschacht-Abdeckung schließen.
5. Tippen Sie auf **Messen**.

Unter der Kurve erscheint die Anzeige „Messen...“ und eine Kurve der Extinktions- oder Transmissionswerte bei den gescannten Wellenlängen wird kontinuierlich angezeigt.

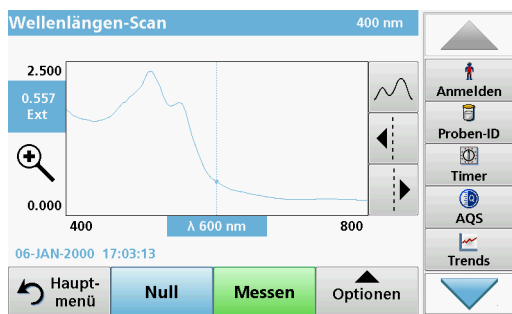

Der Wellenlängen-Scan ist abgeschlossen, wenn

- die Kurve über den gesamten Bereich abgebildet wird
- die Skalierung der x-Achse automatisch angepasst wird
- die Cursor-Funktionen im Navigationsmenü (rechts neben der Kurve) aktiviert sind
- ein Signalton ertönt


Navigieren innerhalb der Kurve eines Wellenlängen-Scans oder der Analyse eines Wellenlängen-Scans

Tabelle 12 Navigation innerhalb des Wellenlängen-Scans

Cursor-Funktion/ Zoom-Funktion	Beschreibung
Symbol Kurve (Auswahl des Cursor-Modus)	Auswahl des Cursor-Modus Max/Min (Cursor bewegt sich zwischen minimalen/maximalen Extinktionswerten) oder Cursor-Modus Nachführen (Cursor bewegt sich über jeden Datenpunkt des Scans).
Pfeiltasten	Pfeiltasten (rechts/links) bewegen den Cursor (entsprechend dem gewählten Modus) zum nächsten Datenpunkt. Die entsprechenden Daten des Messpunktes (Wellenlänge-, Extinktions- bzw. Transmissionswert) werden auf den xy-Achsen hervorgehoben. <i>Hinweis: Sie können auch auf jeden beliebigen Punkt der Kurve direkt tippen, um sich die entsprechenden Daten anzeigen zu lassen.</i>
Zoom-Symbol	Mit dieser Funktion lassen sich Kurvenabschnitte im Bereich um den Cursor vergrößern. Nochmaliges Tippen auf das Zoom-Symbol stellt die Normalgröße wieder her.

5.7.4.3 Arbeiten mit Referenz-Scans

Es gibt zwei Optionen zum Arbeiten mit der Funktion **Referenz-Scan**:

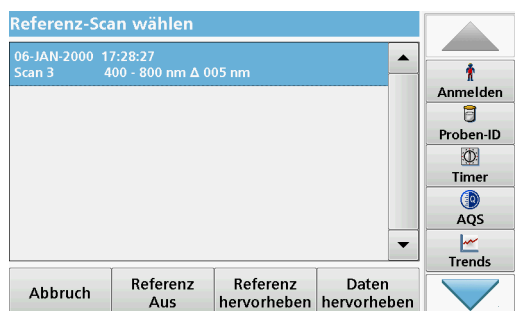

Erste Option:


1. Tippen Sie auf **Referenz: Aus** im Menü „Optionen“, um einen weiteren Scan zu wählen, der auf dem gleichen Bildschirm wie der aktuelle Scan angezeigt werden soll. Markieren Sie die gewünschte Scan-Nummer und tippen Sie auf **Referenz hervorheben**.

***Hinweis:** Nach Auswahl eines Referenz-Scans wird die Schaltfläche **Referenz: Aus** im Menü „Optionen“ zur Schaltfläche **Referenz: Ein**.*


***Hinweis:** Es können nur Scans mit dem gleichen Wellenlängenbereich und -intervall als überlagerte Scans angezeigt werden. Dieser Vorgang kann wiederholt werden, bis alle passenden Scans angezeigt werden.*

2. Die Referenzkurve wird orangefarben dargestellt. Der Extinktions- bzw. Transmissionswert und die entsprechende Wellenlänge werden in grau dargestellt.

***Hinweis:** Ein schwarzes und ein orangefarbenes Feld werden oben links im Bildschirm angezeigt. Das orangefarbene Feld gilt für den Referenz-Scan, das schwarze für den aktuellen Wellenlängen-Scan.*

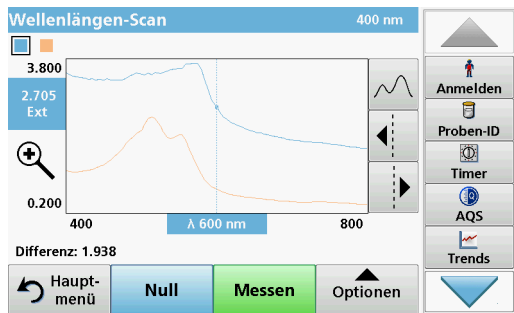

3. Führen Sie die Messung des Wellenlängen-Scans durch, siehe [Kapitel 5.7.4.2, Seite 88](#).
 - Die Kurve des neu gemessenen Wellenlängen-Scans wird in schwarz dargestellt.
 - Der Extinktions- bzw. Transmissionswert und die entsprechende Wellenlänge werden in schwarz hervorgehoben.
 - Zusätzlich wird die Differenz zwischen den beiden Kurven (Wellenlängen-Scan und Referenz-Scan) angezeigt.
4. Tippen Sie auf das schwarze bzw. orangefarbene Feld in der linken oberen Ecke des Bildschirms, um zwischen dem gemessenen Wellenlängen-Scan und dem Referenz-Scan umzuschalten

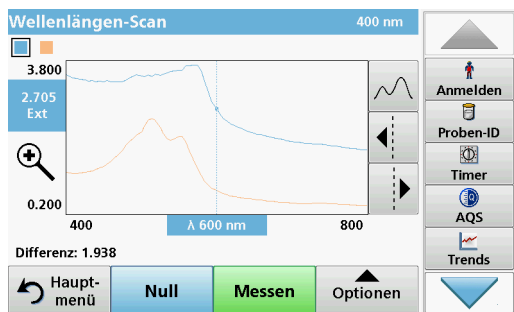

Zweite Option:

1. Setzen Sie die Nulllösungsküvette in den Küvettschaft ein. Tippen Sie auf **Null**.
2. Setzen Sie die Analysenküvette in den Küvettschaft ein. Tippen Sie auf **Messen**.
 - Die Kurve des neu gemessenen Wellenlängen-Scans wird in schwarz dargestellt.
 - Der Extinktions- bzw. Transmissionswert und die entsprechende Wellenlänge werden in schwarz hervorgehoben.
3. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Referenz: Aus** im Menü „Optionen“, um einen weiteren Scan zu wählen, der auf dem gleichen Bildschirm wie der aktuelle Scan angezeigt werden soll. Markieren Sie die gewünschte Scan-Nummer, und tippen Sie auf **Referenz** hervorheben.

Hinweis: Nach Auswahl eines Referenz-Scans wird die Schaltfläche **Referenz: Aus** im Menü „Optionen“ zur Schaltfläche **Referenz: Ein**.


Hinweis: Es können nur Scans mit dem gleichen Wellenlängenbereich und -intervall als überlagerte Scans angezeigt werden. Dieser Vorgang kann wiederholt werden, bis alle passenden Scans angezeigt werden.

4. Die Referenzkurve wird orangefarben dargestellt. Der Extinktions- bzw. Transmissionswert und die entsprechende Wellenlänge werden orangefarben dargestellt.
 - Zusätzlich wird die Differenz des Extinktions- bzw. Transmissionswertes zwischen den beiden Scans (gemessener Scan und Referenz-Scan) an jedem Punkt, auf dem sich der Cursor befindet, angezeigt.


Hinweis: Ein schwarzes und ein orangefarbenes Feld wird oben links im Bildschirm angezeigt. Das orangefarbene Feld gilt für den Referenz-Scan, das schwarze für den aktuellen Wellenlängen-Scan.

5. Tippen Sie auf das schwarze bzw. orangefarbene Feld in der linken oberen Ecke des Bildschirms, um zwischen dem gemessenen Wellenlängen-Scan und dem Referenz-Scan umzuschalten.

6.1 System Check

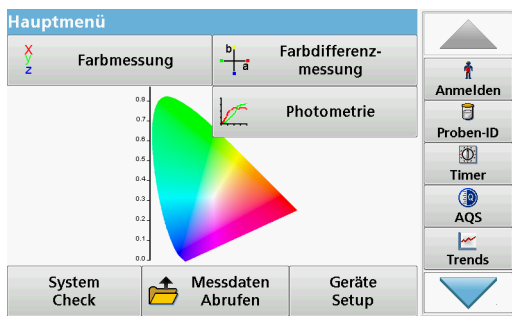

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Menüoption **System Check**.

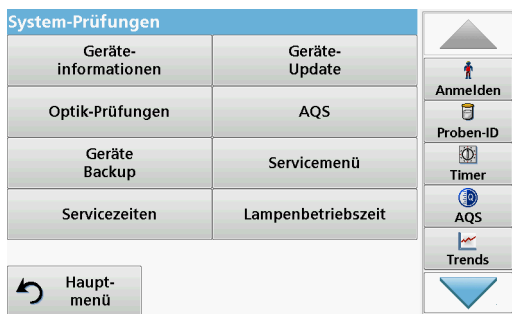

Das Menü „System Check“ beinhaltet Informationen über das Gerät und über verschiedene Prüfprogramme.

6.1.1 Geräteinformationen




1. Tippen Sie auf **Geräteinformation** im Menü „System Check“.
2. Der Gerätetyp, die Seriennummer und die Software-Versionen werden dargestellt.

6.1.2 Aktualisierung der Gerätsoftware

6.1.2.1 Software-Update mit USB-Speicher

Die Software für das Update erhalten Sie im Internet unter **www.hach-lange.com**:

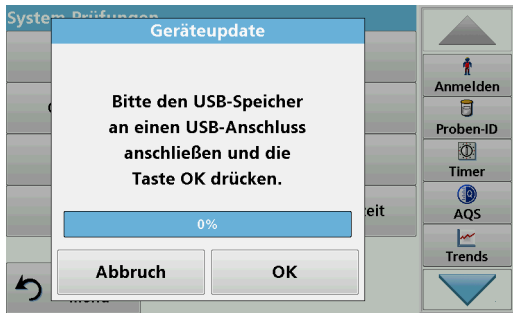

1. Gehen Sie zu <http://www.hach-lange.com>.
2. Wählen Sie das Land.
3. Geben Sie **LICO** in das Feld „Suche“ ein.
4. Wählen Sie **Dokumente und Software** in dem Feld „nach“ aus.
5. Gehen Sie zur entsprechenden Download-Datei.
6. Speichern Sie die Datei auf dem USB-Speicher oder PC.
7. Tippen Sie auf **Geräteupdate** im Menü „System Check“.
8. Stecken Sie den USB-Speicher in den USB-Anschluss (USB A) des Geräts, siehe [Kapitel 3.5, Seite 18](#).
9. Bestätigen Sie mit **OK**. Die Verbindung erfolgt automatisch und die Software wird aktualisiert.
10. Tippen Sie auf **OK**, um zum Menü „System Check“ zurückzukehren.

Hinweis: Sie werden nach der Gerätsoftware-Aktualisierung zum Neustart des Geräts aufgefordert.

6.1.2.2 Software-Update mit Netzwerkverbindung

Wenn das Gerät, wie unter [Kapitel 5.2.6.4](#) beschrieben, mit dem Internet verbunden ist, so prüft das Gerät während des Testprogramms, ob ein neues Software-Update auf der Internet-Seite <http://www.hach-lange.com> verfügbar ist.

1. Bestätigen Sie das einmalige Fenster „Software-Update durchführen“ mit **OK**.

Die Verbindung erfolgt automatisch und die Software wird aktualisiert.

2. Tippen Sie auf **OK**, um zum Menü „System Check“ zurückzukehren.

Hinweis: Sie werden nach der Gerätsoftware-Aktualisierung zum Neustart des Geräts aufgefordert.

6.1.3 Optik-Prüfungen

Der Prüffiltersatz (siehe [Kapitel 9, Seite 113](#)) dient zur regelmäßigen Überwachung von Streulicht, photometrischer Genauigkeit und der Wellenlängengenauigkeit der Spektralphotometer.


Wenn Ergebnisse zulässige Toleranzen überschreiten (angegeben auf dem Qualitätskontrollzertifikat gemäß Prüfnachweis), wenden Sie sich an den Hersteller.




1. Tippen Sie auf **Optik-Prüfungen** im Menü „System Check“.
2. Tippen Sie auf **Sollwerte**.




3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
Eine automatische Menüführung fragt die Werte (Filter, Wellenlänge, Sollwerte und Toleranzen) auf dem Qualitätskontrollzertifikat mit den folgenden Spezifikationen ab:
 - Streulicht
 - Photometrische Richtigkeit
 - Wellenlängen-Genauigkeit
4. Tippen Sie auf **OK**, wenn alle Werte eingegeben sind und die Übersicht angezeigt wird.

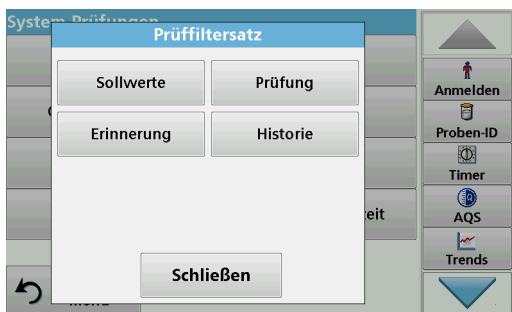

5. Tippen Sie auf **Prüfung**.
6. Setzen Sie Küvetten-Adapter Z ([Abbildung 3, Seite 20](#)) in Küvetenschacht (2) ein.

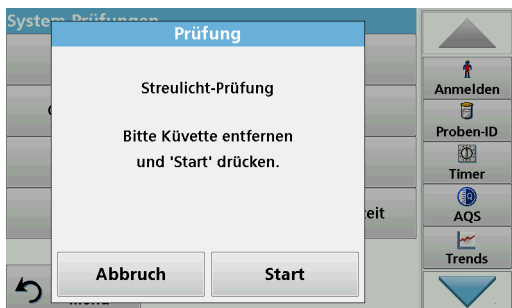

7. Entfernen Sie eventuell vorhandene Küvetten aus dem Küvetenschacht.
8. Schließen Sie die Küvetten-schacht-Abdeckung.
9. Tippen Sie auf **Start**.

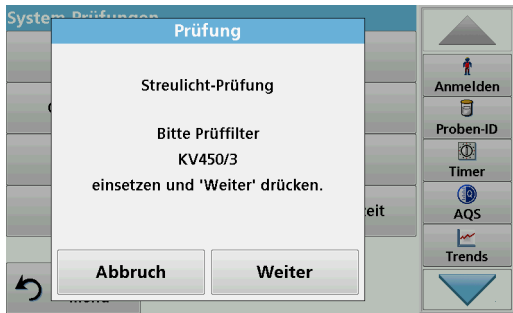

10. Folgen Sie den Anweisungen im Bildschirm und setzen Sie die unterschiedlichen Filter in der angezeigten Reihenfolge nacheinander ein.
11. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie einen Filter eingesetzt haben.



Nach der letzten Messung werden die Ergebnisse angezeigt.

12. Tippen Sie auf das Symbol **PC und Drucker**, um Daten zu einem USB-Speicher, PC oder einem Drucker zu senden.

Die Dateien werden als CSV-Dateien (Comma Separated Value) gespeichert. Der Dateiname hat das Format: „Prüfung.csv“.

6.1.4 AQS Analytische Qualitätssicherung


6.1.4.1 Standard Konfiguration



Mit der Analyse einer AQS-Standardlösung können Sie ihre Arbeitsweise, Photometer und Zubehör überprüfen.

1. Wählen Sie unter „System Check“ **AQS**, oder tippen Sie in der **Werkzeug-Leiste** rechts im Bildschirm auf **AQS**.


Es öffnet sich eine Liste mit Standardlösungen.

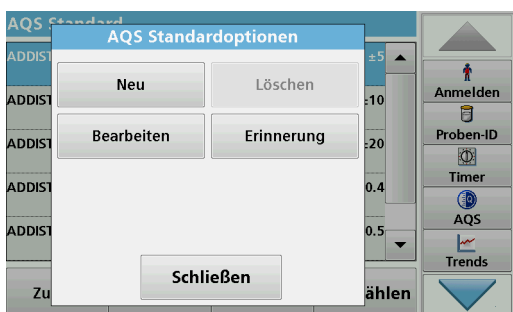

2. Wählen Sie **Optionen>Neu** um einen neuen Standard zu definieren.




3. Geben Sie den **Namen** der Standardlösung ein und bestätigen Sie mit **OK**.

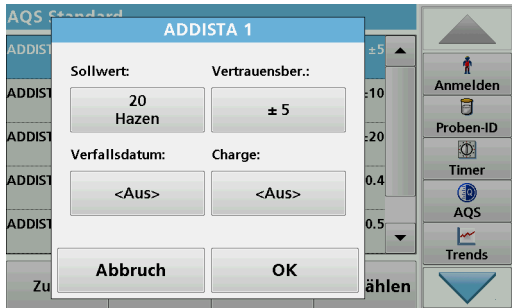

4. Geben Sie die **Konzentration**, **Einheit**, **Vertrauensbereich** und **Einheit** ein, indem Sie auf die entsprechenden Felder tippen.
5. Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK**.




6. In der Liste sind alle eingegebenen Standardlösungen aufgeführt.

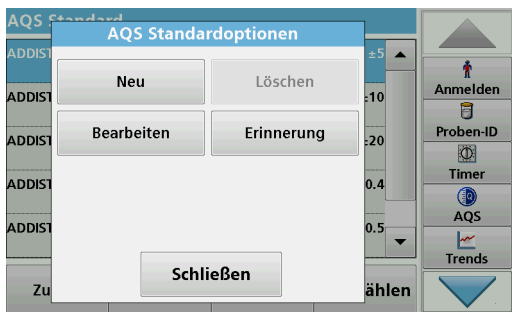

7. Wählen Sie **Optionen** zur weiteren Bearbeitung.
Wählen Sie **Neu**, um einen neuen Standard zu definieren.
Wählen Sie **Bearbeiten**, um die Einstellungen zu verändern.
Wählen Sie **Löschen**, um den Standard zu löschen.
Es können nur anwenderprogrammierte Standards gelöscht werden.
Wählen Sie **Erinnerung**, um ein automatisches Intervall einzugeben, wann Sie zur Durchführung einer Standardmessung aufgefordert werden.

6.1.4.2 AQS-Standardmessung durchführen


Wenn Sie eine Erinnerungsfunktion eingestellt haben, werden Sie nach Ablauf des eingestellten Intervalls zur Durchführung der AQS-Standardmessung aufgefordert.

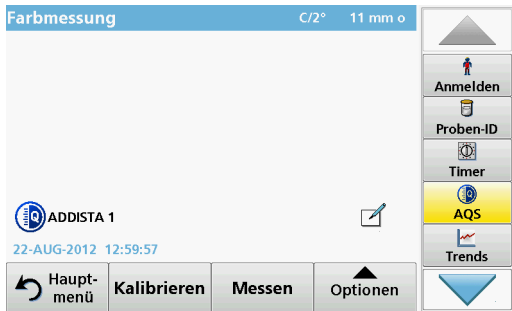


1. Wählen Sie den gewünschten AQS-Standard aus.
Die AQS-Taste in der Werkzeugleiste wird gelb dargestellt.
2. Führen Sie die Standardmessung durch.

6.1.5 Geräte Backup

Vor dem nächsten Inspektionsdatum bietet das Menü „**Geräte Backup**“ die Option, alle Programme, Messdaten, Anwender-IDs, Proben-IDs, Passwörter sowie alle einstellbaren Daten auf einem USB-Speicher zu speichern.

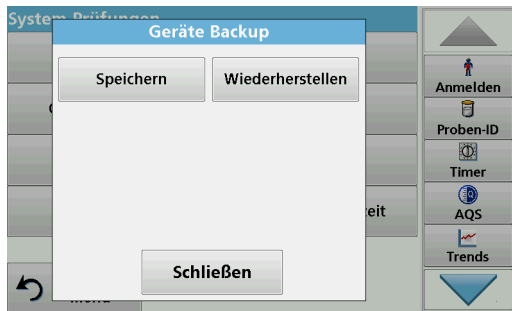


1. Tippen Sie auf **Geräte Backup** im Menü „System Check“.
2. Stecken Sie den USB-Speicher ein (siehe [Kapitel 3.5, Seite 18](#)).
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um das Backup zu beginnen.

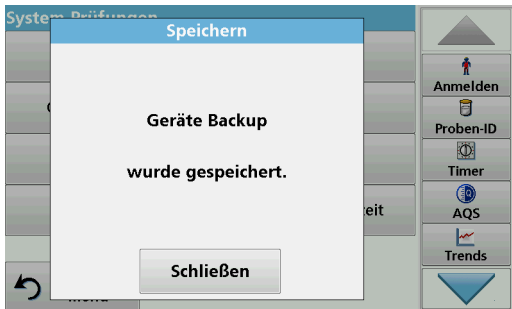

Wenn die Datei gespeichert wurde, wird die Meldung „Geräte Backup wurde gespeichert“ angezeigt.


4. Tippen Sie auf **OK**, um zum Menü „System Check“ zurückzukehren.

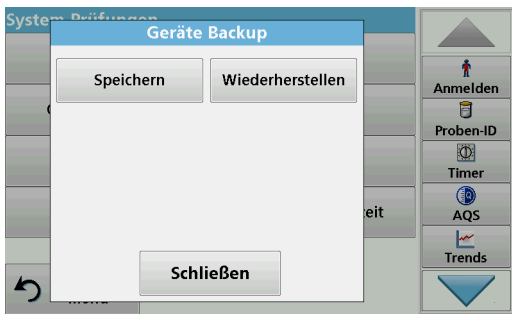

Backup-Daten wiederherstellen:


Hinweis: Beim Wiederherstellen der Backup-Datei werden alle aktuellen Daten überschrieben!

1. Tippen Sie auf **Geräte Backup** im Menü „System Check“.
2. Stecken Sie den USB-Speicher mit dem Backup ein (siehe [Kapitel 3.5, Seite 18](#)).
3. Tippen Sie auf **Wiederherstellen**, um die Daten wieder herzustellen.

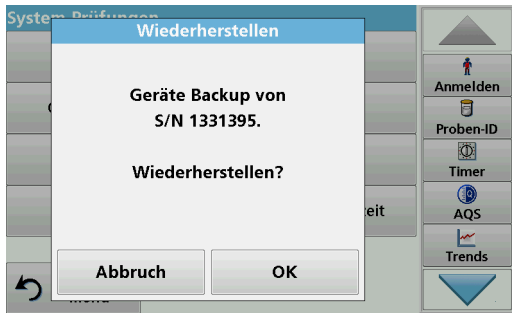

4. Die Meldung „Geräte Backup von S/N XXXXXXXX. Wiederherstellen?“ zeigt die Seriennummer des Gerätes an, zu dem das Backup gehört. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Starten Sie das Gerät nach dem Backup erneut.

6.1.6 Servicemenü

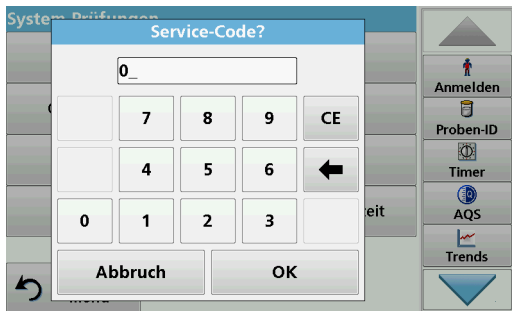


Die Nutzung des Servicemenüs benötigt einen Service-Code. Dieses Menü ist ausschließlich dem Servicemitarbeiter des Herstellers für Servicearbeiten vorbehalten.

6.1.7 Servicezeiten

Um eine regelmäßige Kontrolle des Geräts sicherzustellen, kann eine automatische Erinnerung für die Servicezeiten eingegeben werden. Nach Einschaltung des Geräts wird diese Erinnerung aktiviert und zum entsprechenden Zeitpunkt angezeigt.



1. Tippen Sie auf **Servicezeiten** im Menü „System Check“.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ein**.
3. Tippen Sie auf **Letzter Service**.
4. Geben Sie das Datum des letzten Services ein.
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

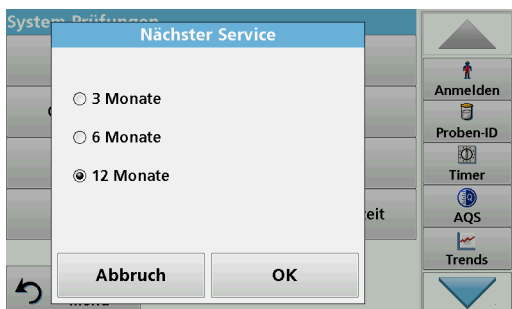

6. Aktivieren Sie das Optionsfeld unter **Nächster Service**.
7. Wählen Sie einen Zeitraum bis zum nächsten Service.
8. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Wenn der nächste Service fällig wird, wird die Meldung „**Nächster Service ist fällig!!**“ nach dem Einschalten des Geräts angezeigt.

9. Tippen Sie auf **OK**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Wenden Sie sich an den Hersteller, um einen Termin für den nächsten Service zu vereinbaren.

6.1.8 Lampenbetriebszeit


Das Menü „Lampenbetriebszeit“ liefert Informationen über die Einschaltzyklen der Lampe.



Nach einem Lampenwechsel wird die Anzeige der Einschaltzyklen auf 0 zurückgesetzt.

1. Tippen Sie auf **Lampenbetriebszeit** im Menü „System Check“.
2. Tippen Sie auf **Zurücksetzen** und die Daten der Lampe werden zurückgesetzt.
3. Tippen Sie auf **OK**, um zum Menü „System Check“ zurückzukehren.

6.2 Werkzeug-Leiste

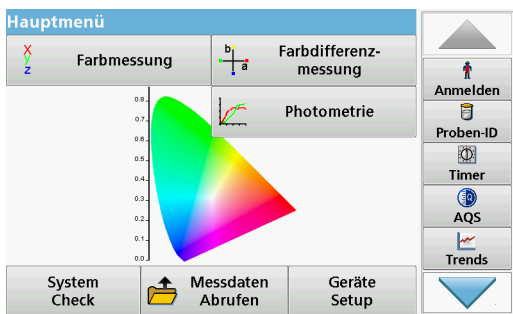


Rechts im Bildschirm ist eine Werkzeug-Leiste mit verschiedenen Programmen zu sehen. Viele dieser Programme können auch über ein Menü aufgerufen werden, die Bedienung ist analog.

6.2.1 Anmelden



Mit dieser Funktion lassen sich bis zu 30 verschiedene Anwender-Kürzel (mit jeweils max. 10 Zeichen) in das Gerät eingeben. Diese Funktion hilft nachzuvollziehen, welcher Anwender jeweils eine Probe gemessen hat. Genaue Beschreibung siehe [Kapitel 5.2, Seite 25](#).

6.2.2 Proben-ID

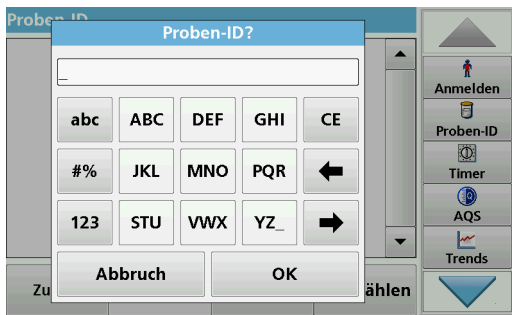

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 100 verschiedene Probenbezeichnungen (mit jeweils max. 20 Zeichen) in das Gerät eingeben. Damit können Sie z. B. den Ort der Probenahme oder andere probenspezifische Informationen festhalten. Genaue Beschreibung siehe [Kapitel 5.2.2, Seite 26](#).

6.2.3 Timer



Mit dieser Funktion können Sie zu jeder Zeit einen Timer aktivieren.

1. Tippen Sie in der Werkzeug-Leiste auf **Timer**.
2. Geben Sie eine gewünschte Zeit ein und bestätigen Sie mit **OK**.



Der Countdown startet automatisch.

3. Drücken Sie **Schließen** um den Timer im Hintergrund laufen zu lassen.
Drücken Sie **Abbruch** um den Timer zu stoppen.
4. Nach Ablauf des Timers ertönt ein Signalton.

6.2.4 AQS



Mit der Analyse einer AQS-Standardlösung können Sie ihre Arbeitsweise, Photometer und Zubehör überprüfen. Tippen Sie in der **Werkzeug-Leiste** rechts im Bildschirm auf **AQS**, es öffnet sich eine Liste mit Standardlösungen. Genaue Beschreibung siehe [Kapitel 6.1.4, Seite 96](#).

6.2.5 Trends

Mit dieser Funktion können Sie zu jedem Parameter und Probenort eine Ganglinie der abgespeicherten Messwerten aufrufen. Die Konzentration des entsprechenden Parameters wird über die Zeit graphisch angezeigt. Genaue Beschreibung siehe [Kapitel 5.3.5, Seite 55](#).

6.2.6 Website LICO

Mit dieser Funktion können Sie bei einer bestehenden Netzwerk-Verbindung eine Internet-Website aufrufen. Hier finden Sie aktuelle Software-Updates, so wie Dokumente und Informationen zum Gerät.

Die Beschriftung der Taste ist modellabhängig und kann von der Darstellung in dieser Bedienungsanleitung abweichen.

⚠ VORSICHT

Potenzielle Gefahren für Augen und Haut bei chemischer/biologischer Exposition.

Nur qualifiziertes Personal darf die in diesem Kapitel der Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten durchführen.

ACHTUNG

Entfernen Sie alle Küvetten, die sich noch im Gerät befinden.

Entsorgen Sie die Küvetten oder ihren Inhalt über ein anerkanntes Entsorgungsverfahren.

7.1 Reinigung von Gerät und Küvetten

⚠ VORSICHT

Potenzielle Gefahren durch Klemmen, Verbrennungen und Chemikalien sowie für die Augen.

Das Gerät vor allen Reinigungsarbeiten immer von der Stromversorgung trennen.

ACHTUNG

Auf keinen Fall dürfen zur Reinigung des Geräts, einschließlich Bildschirm und Zubehörteile, Lösungsmittel wie Terpentin, Aceton oder ähnliche verwendet werden.

7.1.1 Spektralphotometer

- Reinigen Sie das Gehäuse, die KüvettenSchächte und alle Zubehörteile nur mit einem weichen feuchten Wischtuch. Zusätzlich kann milde Seifenlösung verwendet werden.
- Lassen Sie kein übermäßiges Wasser in die KüvettenSchächte gelangen.
- Stecken Sie keine Bürste und keine scharfen Gegenstände in KüvettenSchacht (1), um Beschädigung an mechanischen Bauteilen zu vermeiden.
- Trocknen Sie die gereinigten Teile sorgfältig mit einem weichen Baumwolltuch ab.

7.1.2 Bildschirm

- Verkratzen Sie den Bildschirm nicht. Berühren Sie den Bildschirm nie mit Kugelschreibern, Bleistiften oder ähnlichen spitzen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fussel- und ölfreien Baumwolltuch. Es kann auch ein verdünntes Fensterputzmittel verwendet werden.

7.1.3 Küvetten

⚠ VORSICHT

Potenzielle Gefahren bei chemischer/biologischer Exposition.
Ordnungsgemäße Laborpraktiken anwenden, wenn ein Risiko chemischer Exposition vorliegt.

1. Säubern Sie nach der Benutzung Glasküvetten mit Reinigungsmitteln.
2. Spülen Sie die Küvetten anschließend mehrfach mit Leitungswasser und zuletzt gründlich mit destilliertem Wasser.

Hinweis: Glasküvetten, die organische Lösungsmittel (wie Chloroform, Benzol, Toluol usw.) enthielten, müssen vor der Behandlung mit Reinigungsmittel mit Aceton ausgespült werden. Weiterhin ist als letzter Behandlungsschritt vor dem Trocknen der Küvetten nochmals ein Spülvorgang mit Aceton notwendig.

7.2 Lampenwechsel

⚠ VORSICHT


Zur Vermeidung eines möglichen Stromschlags das Gerät vor dem Lampenwechsel vom Netz trennen.


1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät.
3. Drehen Sie das Gerät so um, damit Sie auf der Unterseite arbeiten können.
4. Lösen Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher die Schrauben der Abdeckung des Lampenschachtes.
5. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

ACHTUNG

Verbrennungsgefahr!

Warten Sie, bis die Lampe sich abgekühlt hat. Der Kontakt mit der heißen Lampe verursacht Verbrennungen.

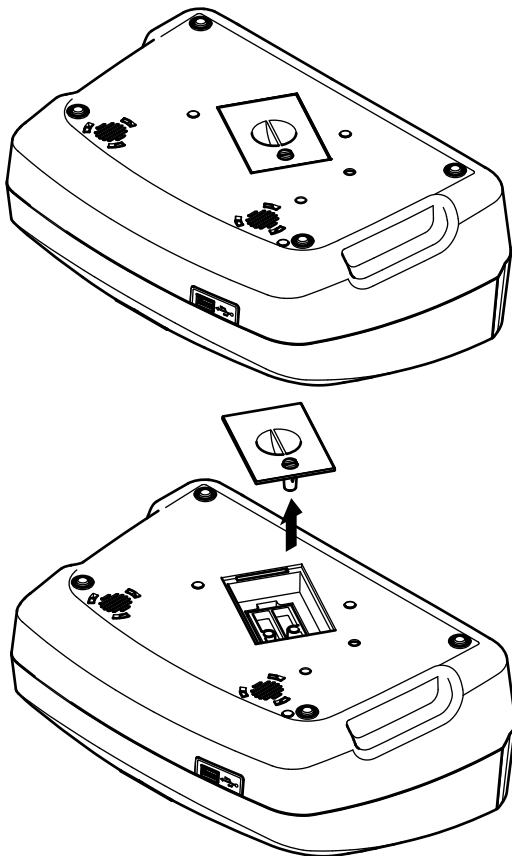


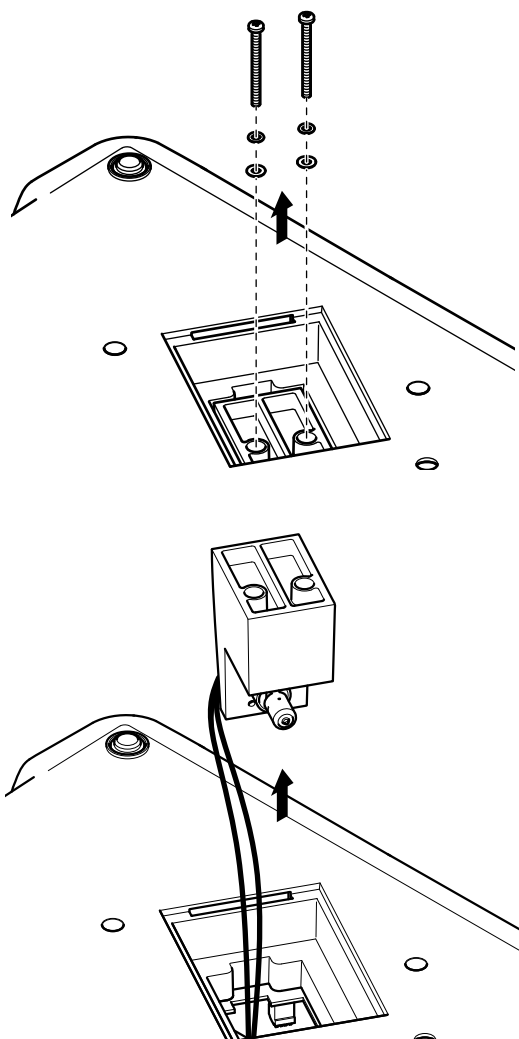

6. Entfernen Sie mit einem Kreuz-Schraubendreher die zwei Schrauben der Lampenhalterung.

7. Heben Sie die Lampenhalterung nach oben heraus.
8. Wenden Sie die Lampenhalterung, so dass der Stecker mit der Kabelführung nach vorne zeigt.
9. Schieben Sie den Klemm-Schieber bis zum Anschlag nach rechts (Schritt 1).
10. Fassen Sie den Stecker und ziehen ihn mit der Lampe aus der Lampenhalterung (Schritt 2).
11. Lösen Sie den Stecker von der Lampe (Schritt 3).

Abbildung 5 Lampenwechsel

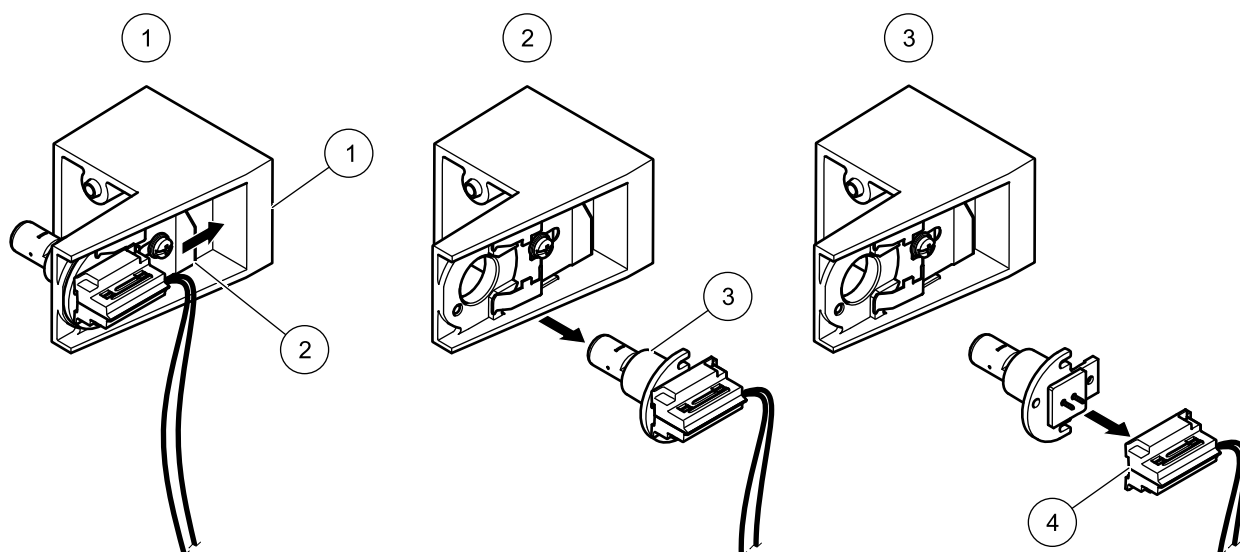

1	Lampenhalterung	3	Lampe
2	Klemm-Schieber	4	Stecker

Zum Einbau der neuen Lampe gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

ACHTUNG

Die Lampe nur an der Lampenfassung festhalten. Das Berühren des Glaskörpers ist zu vermeiden, da Hautsubstanzen sich am Glaskolben einbrennen können und dadurch den Alterungsprozess der Lampe beschleunigen.

1. Verbinden Sie eine neue Lampe mit dem Stecker.
2. Setzen Sie die Lampe mit Stecker wieder in die Lampenhalterung ein.
3. Fixieren Sie die Lampe mit dem Klemm-Schieber. Hierzu drücken Sie den Stecker nach unten und schieben den Klemm-Schieber bis zum Anschlag nach links.
4. Setzen Sie die Lampenhalterung wieder in das Gerät ein.

***Hinweis:** Achten Sie auf die Kabelführung, klemmen Sie die Kabel der Lampe nicht ein.*


5. Schrauben Sie mit einem Kreuz-Schraubendreher die zwei Schrauben der Lampenhalterung fest.
6. Setzen Sie die Abdeckung des Lampenschachtes auf.
7. Schrauben Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher die Schrauben der Abdeckung fest.
8. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
9. Setzen Sie die Lampenbetriebszeit zurück [Kapitel 6.1.8, Seite 100](#).

7.3 Austausch des wechselbaren Küvettenschachtes


⚠ VORSICHT

Zur Vermeidung eines möglichen Stromschlags das Gerät vor dem Wechsel des Küvettenschachtes vom Netz trennen.

Bei groben Verschmutzungen können Sie den kompletten Küvettenschacht (2) austauschen.

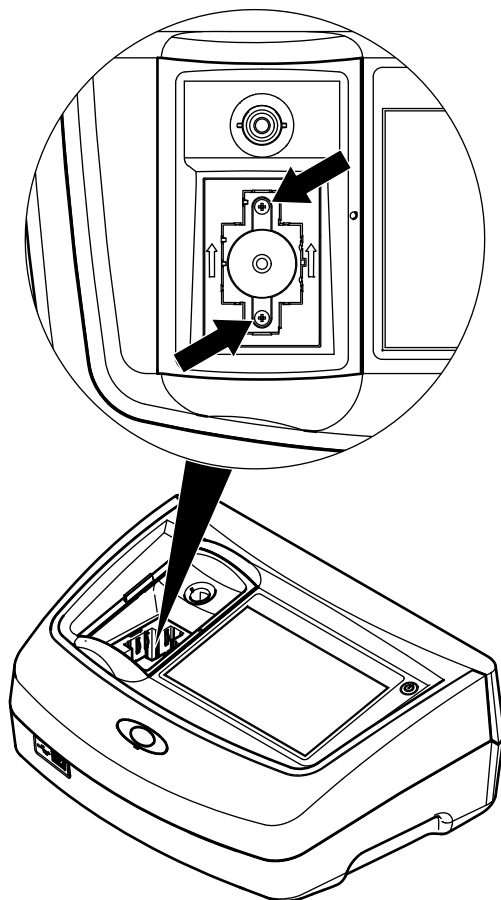

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät.
3. Öffnen Sie die Kuvettenschacht-Abdeckung und entnehmen Sie den Kuvetten-Adapter Z.
4. Lösen Sie mit einem Kreuz-Schraubendreher die zwei Schrauben am Boden des Kuvettenschachtes.

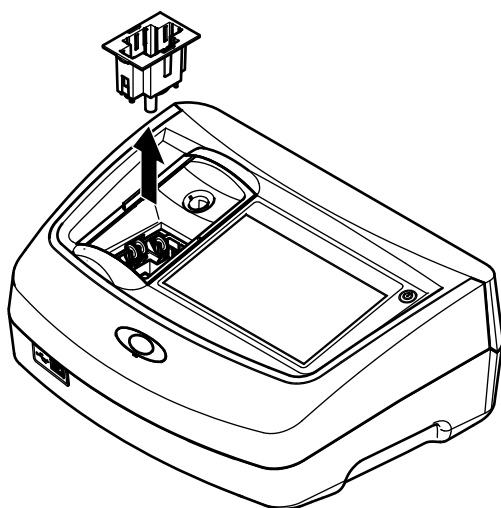

5. Nehmen Sie den Kuvettenschacht nach oben heraus.
6. Setzen Sie den neue Kuvettenschacht so ein, dass die Führungsschlitze der Andruckrollen links sind.
7. Schrauben Sie mit einem Kreuz-Schraubendreher die zwei Schrauben am Boden des Kuvettenschachtes fest.
8. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
9. Setzen Sie den Kuvetten-Adapter Z wieder ein.

Kapitel 8 Fehler- bzw. Displaymeldungen

Angezeigter Fehler	Ursache	Beseitigung
Beim Aufspielen der Gerätedaten ist ein Fehler aufgetreten.		Starten Sie den Vorgang erneut oder kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung.
Beim Lesen vom USB-Speicher ist ein Fehler aufgetreten.		Starten Sie den Vorgang erneut oder kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung.
Beim Schreiben auf den USB-Speicher ist ein Fehler aufgetreten.		Starten Sie den Vorgang erneut oder kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung.
Bitte auf aktuelle Update-Datei prüfen.	Fehler beim Update.	Überprüfen Sie den USB-Speicher.
Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst-Service.	Fehler beim Update.	Kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung.
Bitte Netzwerkkonfiguration prüfen.		Siehe Kapitel 5.2.6.4, Seite 38 .
Bitte prüfen Sie die Verbindung.		Siehe Kapitel 5.2.6.4, Seite 38 .
Bitte Schieber schließen.		Schließen Sie die Kuvettenschacht-Abdeckung.
Bitte USB-Speicher einsetzen.		Stecken Sie einen USB-Speicher in eine USB-A-Schnittstelle am Gerät.
Bitte Verbindung prüfen und Administrator kontaktieren.	Network Setup Fehler	Siehe Kapitel 5.2.6.4, Seite 38 oder kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung.
Datei für das Geräteupdate fehlt.	Fehler beim Update.	Überprüfen Sie den USB-Speicher.
Datei für das Geräteupdate ist fehlerhaft.	Fehler beim Update.	Speichern Sie die Datei zum Update erneut und wiederholen den Vorgang.
Es wird empfohlen eine Systemprüfung durchzuführen.	Überprüfung der Luftwerte fehlgeschlagen	Schalten Sie das Gerät aus und erneut an. Ist die Systemprüfung nicht erfolgreich kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung.
Eingabe ungültig!	Passwort falsch	Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung.
Extinktion > 3.5!	Die gemessene Extinktion ist größer als 3.5	Probe verdünnen und erneut vermessen
Farbe = ***	Farbwert außerhalb Messbereich.	Verdünnen Sie die Probe oder wählen Sie eine geeignete Farbskala aus.
Fehler beim Abrufen der lokalen IP-Adresse.	Network setup: DHCP-Client hat keine Verbindung zum DHCP-Server	Geben Sie die IP-Adresse erneut ein.
Fehler beim Einrichten des Default-Gateway's.	Network setup: default gateway bei fixed IP-Adresse kann nicht gesetzt werden	Versuchen die Verbindung erneut herzustellen.
Fehler beim Einrichten des Netzlaufwerkes!	Fehler beim Network Setup	Überprüfen Sie die Einstellungen.
Fehler beim Einrichten der Subnet-Mask.	Network setup: Subnetmask bei fixed IP - Adresse kann nicht gesetzt werden	Geben Sie die Subnetmask erneut ein.
Fehler beim Kopieren vom USB-Speicher.	Fehler beim Update	Starten Sie den Vorgang erneut oder kontaktieren den Hersteller oder Landesvertretung.

Fehler- bzw. Displaymeldungen

Angezeigter Fehler	Ursache	Beseitigung
Fehler Testprogramm gestoppt! Bitte Lampe prüfen Schließen Sie den Deckel. Fehler [xx]	Testprogramm stoppt beim Starten des Geräts	Lampe überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Deckel schließen. Tippen Sie auf Neu starten .
Fehler Testprogramm gestoppt! Bitte Küvette entnehmen! Schließen Sie den Deckel.	Testprogramm stoppt beim Starten des Geräts	Entfernen Sie die Küvetten/Probenküvetten aus dem Küvetenschacht. Bestätigen Sie mit OK .
Fehler Testprogramm gestoppt! Hardware-Fehler. Fehler [x]	Elektronik defekt	Kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung und geben Sie die Fehlernummer an.
Fehler Zu viel Umgebungslicht! Gerät in den Schatten stellen oder den Deckel schließen.	Die Sensoren messen zu viel Umgebungslicht.	Umgebungslicht verringern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Deckel schließen.
Kein Geräte Backup vorhanden!		Überprüfen Sie den USB-Speicher.
Keine gültigen Daten für diesen Parameter!	Datenanalyse nicht möglich, keine Messdaten	Ändern Sie die Auswahl.
Keine gültigen Daten gefunden!	Datenansicht in Datenspeicher nicht möglich	Ändern Sie die Auswahl.
Keine Messdaten vorhanden!	Datenanalyse-Einstellungen nicht konfigurierbar ohne Messdaten.	Ändern Sie die Auswahl.
Kontrollbereich unterschritten!	Datenanalyse-Limits unterschritten	Dies ist ein Warnhinweis. Sie haben Ihr gesetztes Kontroll-Limit unterschritten.
Kontrollbereich überschritten!	Datenanalyse-Limits überschritten	Dies ist ein Warnhinweis. Sie haben Ihr gesetztes Kontroll-Limit überschritten.
Konzentration zu hoch!	Die errechnete Konzentration ist größer als 999999	Probe verdünnen und erneut vermessen
Mögliche Störung durch:	Interference Check	Aufgrund von Interferenzen ist die Analyse möglicherweise fehlerhaft.
Mögliche Störung von:	Interference Check	Aufgrund von Interferenzen ist die Analyse möglicherweise fehlerhaft.
Nächster Service ist fällig!		Kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung für eine Geräteinspektion. Zur Einstellung der Service-Erinnerung siehe Kapitel 6.1.7, Seite 99 .
Negatives Ergebnis!	Das berechnete Ergebnis ist negativ	Konzentration der Probe überprüfen
Netzwerk ausgeschaltet.	Network setup off, bei Zugriff auf Viper homepage via Sidebar	Aktivieren Sie die Online-Verbindung.
Remote Server nicht erreichbar.	Fehler beim Network Setup	Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
Schwankendes Umgebungslicht!		Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung am Messplatz.
Setzen Sie Adapter Z ein.	Für Messungen mit 11 mm Rundküvetten ist der Adapter Z erforderlich.	Setzen Sie den Adapter Z in Küvetenschacht (2) ein. Bestätigen Sie mit OK.
Speicher für Update nicht ausreichend.	Fehler beim Update.	Wählen Sie einen Speicher mit größerer Kapazität.

Angezeigter Fehler	Ursache	Beseitigung
Systemprüfung nicht in Ordnung!	Messung der Luftwerte fehlgeschlagen	Schalten Sie das Gerät aus und erneut an. Ist die Systemprüfung nicht erfolgreich kontaktieren Sie den Hersteller oder Landesvertretung.
Temperatur zu hoch. Messung nicht möglich!		Schalten Sie das Gerät zum Abkühlen einige Minuten aus. Stellen Sie es ggfs. an einen kühleren Platz.
Update-Datei ist fehlerhaft.	Fehler beim Update.	Speichern Sie die Datei zum Update erneut und wiederholen den Vorgang.
USB-Speicher ist nicht verbunden.	Update nicht möglich.	Überprüfen Sie den USB-Speicher.
Web Server nicht erreichbar.	LICO Homepage nicht erreichbar	Versuchen Sie die Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt nochmal.

9.1 Zubehör

Beschreibung	Kat. - Nr.
Zertifizierter Testfiltersatz zur Eigenkontrolle (Prüffiltersatz) 4 Präzisionsglasfilter mit Nennwerten	LZM339
Zertifizierter Prüflösungssatz „Addista-color“, bestehend aus 6 zertifizierten Prüflösungen	LZM282
11 mm-Rundküvette, Glas, 560 Stück	LYY621
10 mm-Rechteckküvetten, Glas, 3 Stück	LZP045
50 mm-Rechteckküvette, Glas, 1 Stück	LZP167
50 mm-Rechteckküvette, PMMA mit Deckel, 20 Stück	LZM381
50 mm-Rechteckküvette, PMMA, 50 Stück	LZM130
USB-Speicherstick	LZV791
Hach Lange Online Data zur direkten Datenübernahme in MS Exel	LZV799
Schutzkappe für USB-Schnittstelle	LZV881
USB Verlängerungskabel	LZV567
Ethernet Kabel, abgeschirmt, 2 m Länge.	LZV873
Schnittstellenkabel USB - Computer	LZV632

9.2 Ersatzteile

Beschreibung	Kat. - Nr.
Halogenlampe	LPZ440.99.00007
Küvetten-Adapter Z	LZM369
Ersatzküvettenfach, 50 mm rechteckig	LZM368
Tisch-Netzteil	LZV844
Staubschutzhaube	LZV845

Der Hersteller gewährleistet, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und verpflichtet sich, etwaige fehlerhafte Teile kostenlos instand zu setzen oder auszutauschen.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei Geräten 24 Monate. Bei Abschluss eines Wartungsvertrags innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf verlängert sich die Verjährungsfrist auf 60 Monate.

Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt: Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich auszubessern oder neu zu liefern, die innerhalb des Gewährleistungszeitraums vom Tage des Gefahrenüberganges an gerechnet, nachweisbar infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wurde. Nach Ermessen des Lieferers werden diese Mängel beseitigt oder Teile oder das Gerät ausgetauscht. Die Feststellung solcher Mängel muss dem Lieferer unverzüglich, jedoch spätestens 7 Tage nach Feststellung des Fehlers, schriftlich gemeldet werden. Unterlässt der Kunde diese Anzeige, gilt die Leistung trotz Mangels als genehmigt. Eine darüber hinausgehende Haftung für irgendwelchen unmittelbaren oder mittelbaren Schaden besteht nicht.

Sind vom Lieferer vorgegebene gerätespezifische Wartungs- oder Inspektionsarbeiten innerhalb des Gewährleistungszeitraums durch den Kunden selbst durchzuführen (Wartung) oder durch den Lieferer durchführen zu lassen (Inspektion) und werden diese Vorgaben nicht ausgeführt, so erlischt der Anspruch für die Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Vorgaben entstanden sind.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von Folgeschäden, können nicht geltend gemacht werden.

Verschleißteile und Beschädigungen, die durch unsachgemäße Handhabung, unsichere Montage oder nicht bestimmungsgerechten Einsatz entstehen, sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

Geräte des Herstellers haben ihre Zuverlässigkeit in vielen Applikationen unter Beweis gestellt und werden daher häufig in automatischen Regelkreisen eingesetzt, um die wirtschaftlich günstigste Betriebsweise für den jeweiligen Prozess zu ermöglichen.

Zur Vermeidung bzw. Begrenzung von Folgeschäden empfiehlt es sich daher, den Regelkreis so zu konzipieren, dass die Störung eines Gerätes automatisch eine Umschaltung auf die Ersatzregelung bewirkt, welche den sichersten Betriebszustand für Umwelt und Prozess bedeutet.

A

ADMI-Farbzahl	70
Alphanumerisches Tastenfeld	23
Ansicht wählen	86
Anwender-ID	25
Erstellen	25
Anzeige und Ton	35
Anzeigemodus	9
APHA-Methode	63
AQS	96
Arzneibuch	
Europäisch	65
US	68
ASTM D 1500	64
ASTM D 156	64
ASTM D 1925	70
Audiosignale	35
Auspacken des Gerätes	15

B

Berechnungsformel	79
Berührungsempfindliche Bereiche	60, 61
Boot-Vorgang	21

C

Cursor-Modus	85, 87
--------------------	--------

D

Daten	
Abrufen	42, 52
Löschen	42, 46, 52
Senden	42, 52
senden	45, 51
Speichern	42, 52
Daten drucken	37
Datenordner	41
Datenspeicher	9
Datenspeicherung	52
Datum und Uhrzeit	33
Default Gateway	40
DIN 6162	63
DIN-ISO 2049	64
DIN-ISO 4630	64
DIN-ISO 6271	63
Display	23, 103
Drucker Setup	36
Durchführung eines Zeit-Scans	83

E

Einzel-Wellenlänge	24, 76, 77
Entsorgung	11
Ethernet-Kommunikation	38
Ethernet-Schnittstelle	18
Europäisches Arzneibuch	65

F

Farbdifferenzen	72
Messung	72
Farbmessung	59
Durchführung	59
Farbskala	62
Fehler- bzw. Displaymeldungen	109
Filtereinstellungen	44, 49

G

Gardner-Farbzahl	64
Geräte-Backup	98
Geräteinformationen	93
Geräte-Setup	24, 25, 77, 79, 82, 85
Gewährleistung	115

H

Haftung	115
Hauptmenü	24
Hazen-Farbzahl	63
Hess-Ives-Farbzahl	70

I

ICUMSA Farbindex	71
Integral	85, 87
Internet	93
IP-Adresse	39

J

Jodfarbzahl	63
-------------------	----

K

Klett-Farbzahl	70
Konzentrations-Auflösung	77, 78, 79, 81
Konzentrations-Faktor	77, 79, 80
Kundendienstmenü	99
Küvetenschacht (1)	18
Küvetenschacht (2)	19
Küvetenschacht-Abdeckung	16

L

Lampe	12
-------------	----

Index

Lampenbetriebszeit	100
Lampenwechsel	104
Lichtquelle	9
lokalen Netzwerken	38
Lovibond-Skala	70

M

Markierung	83
Messbereich	63
Messdaten aufrufen	24, 53, 77, 79, 82, 85
Messdatenspeicher	43
Messwellenlänge	82
Mineralöl-Farbzahl	70
Multi-Wellenlänge	24, 78, 79, 80, 81

N

Netzkabel	15
Netzwerk-Konfiguration	38

O

Optik-Prüfungen	94
-----------------------	----

P

Passwort	30
Deaktivieren	33
PC und Drucker	35, 36, 37
Photometrie	76
Photometrische Genauigkeit	9
Photometrische Linearität	9
Photometrischer Messbereich	9
Probenahme	57
Proben-ID	26
Erstellen	26
Löschen	29
Probenvorbereitung	57
Produkt-/Funktionsüberblick	13
Programmübersicht	24

R

Referenz	75
Referenz-Scan	85, 89
Referenzwerte	75
Reinigung	
Display	103
Küvetten	104
Spektralphotometer	103
Reklamationen	115

S

Säurewaschzahl	71
Saybolt-Farbzahl	64
Scangeschwindigkeit	9
Schnittstellen	18, 35
Senden	42
Servername	40
Servicezeiten	99
Sicherheit	12
Sicherheitshinweise	11
Sicherheitsliste	30
Skalierung und Einheiten	82, 83, 85, 87
Software	93
Speichern	42
Spektrale Bandbreite	9
Spezifikationen	9
Sprache	21
Startmelodie	21
Streulicht	9
Subnet Mask	39
System Check	93
System-Prüfung	22, 24, 93, 98, 99

T

Tabelle/Kurve anzeigen	82
Testprogramm	22
Timer	35
Touchscreen	23
Trend	55

U

Übersicht Dokumente	102
Update	93
USB-Schnittstelle Typ A	16
USB-Schnittstelle Typ B	17

V

Vergilbungsindex	70
------------------------	----

W

Wartung	103
wechselbarer Küvettenschacht	106
Wellenlänge	77, 79
Wellenlängen-Auflösung	9
Wellenlängen-Auswahl	9
Wellenlängen-Bereich	9, 86
Wellenlängen-Genauigkeit	9
Wellenlängen-Kalibrierung	9
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit	9

Wellenlängen-Scan .. 24, 52, 53, 54, 55, 84, 85, 86, 89	Zeit-Scan 24, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 84
Daten senden 85	Daten senden 82
Wellenlängenspektrum 85	Zeit-Scan 26, 49, 50, 51, 112, 113, 115
Werkzeug-Leiste 100	

Z

Zeit und Intervall 82

HACH COMPANY World Headquarters

P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl

6, route de Compois
1222 Vérenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499

