

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
For current price information, technical support and ordering assistance, contact the Hach office or distributor serving your area.

In the United States, contact:

HACH COMPANY
P.O. Box 389
Loveland, Colorado 80539-0389
U.S.A.
Telephone: 800-227-4224
Fax: 970-669-2932
E-mail: orders@hach.com
www.hach.com

In Europe, the Middle East, and
Mediterranean Africa, contact:

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49(0)2115288-0
Fax +49(0)2115288-143
info@hach-lange.de
www.hach-lange.com




DOC02.98.00729 Sept.05 Printed by Hach Lange Germany All rights reserved

Hach DataTrans

Data Collection software for spectrophotometers

Getting started

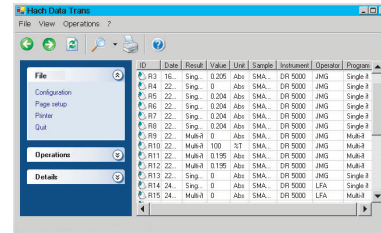



Disinstallazione

1. Selezionare "Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Installazione applicazioni" in Windows.
2. Selezionare "Hach DataTrans", quindi fare clic su **Aggiungi/rimuovi**.
3. Viene visualizzata la finestra del programma di installazione di Hach DataTrans. Fare clic su "Hach Data Trans". Se si seleziona **Exit**, verrà chiuso il programma di disinstallazione e non sarà possibile disinstallare Hach Data Trans.
4. Selezionare "Remove Hach DataTrans (Rimuovi Hach DataTrans)" nella finestra successiva, quindi fare clic su **Finish**. Tutti i file creati e copiati dal programma di installazione di Hach Data Trans verranno rimossi. Verrà rimossa anche l'icona di Hach Data Trans dalla cartella "Start".
5. Al termine della disinstallazione, fare clic su **Close**.
6. Viene visualizzata la finestra del programma di installazione di Hach DataTrans. A questo punto è possibile disinstallare Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) selezionando "Hach Data Trans Prerequisites (Prerequisiti di Hach DataTrans)" o **Exit**.

Fare clic su **Exit** per non rimuovere la copia di MSDE installata e non cancellare il database dei risultati di Hach DataTrans.

Per rimuovere il database dei risultati di Hach DataTrans, disinstallare Hach DataTrans (seguendo le operazioni descritte nei punti 1-5 precedenti), quindi fare clic su "Prerequisiti di Hach DataTrans (Hach DataTrans Prerequisites)" per disinstallare MSDE.

Contents

<i>Introduction</i>	2	<i>Introducción</i>	23
<i>Minimum configuration recommended</i>	2	<i>Configuración mínima recomendada</i>	23
<i>Software installation</i>	3	<i>Instalación del software</i>	24
<i>Getting help</i>	4	<i>Obtención de ayuda</i>	25
<i>Starting up</i>	5	<i>Puesta en marcha</i>	26
<i>Main window</i>	6	<i>La ventana principal</i>	27
<i>Icons</i>	7	<i>Iconos</i>	28
<i>Uninstalling</i>	8	<i>Desinstalación</i>	29

Contenido

Inhalt

<i>Einleitung</i>	9	<i>Introduzione</i>	30
<i>Empfohlene minimale Systemkonfiguration</i> ..	9	<i>Configurazione minima consigliata</i>	30
<i>Installation der Software</i>	10	<i>Installazione del software</i>	31
<i>Weitere Hilfe</i>	11	<i>Assistenza</i>	32
<i>Programmstart</i>	12	<i>Avvio</i>	33
<i>Hauptfenster</i>	13	<i>Finestra principale</i>	34
<i>Icons</i>	14	<i>Icone</i>	35
<i>Deinstallation</i>	15	<i>Disinstallazione</i>	36

Contenuti

Sommaire

<i>Introduction</i>	16
<i>Configuration minimale recommandée</i>	16
<i>Installation du logiciel</i>	17
<i>Obtenir de l'aide</i>	18
<i>Mise en service</i>	19
<i>La fenêtre principale</i>	20
<i> Icônes</i>	21
<i>Désinstallation</i>	22



Introduction

Hach Data Trans is a Windows-based PC program dedicated for use with the DR 5000 / DR 2800 / DR 4800 spectrophotometer.

With the Hach Data Trans, the method is edited and started from the instrument. Measurements are collected, displayed and saved by the software.

Hach Data Trans is a powerful data archiving tool, which enables you to access your stored results and curves in a flash via user-programmable requests. You can consult the database and filter and sort the archived results by date, program type etc. providing the information you need at a glance.



Minimum configuration recommended

Operating system: W2000 Pro (SP2) or XP Pro (SP2).

Microsoft® .NET Framework Version 1.1 and Microsoft SQL Server Desktop Engine (*).

- Pentium 1 GHz processor or equivalent, 256 MB RAM,
- SVGA 1024 x 768 screen resolution,
- 1 available USB 1.1 or USB 2.0 port,
- 1 CD-ROM drive,
- 1 PS2 or USB mouse type,
- 1 Windows compatible printer (optional),
- Hard disk, 150 MB of free space for software installation, 300 MB required for using properly the software with your database. The result database size is limited to 2 GB.

(* If .NET Framework Version 1.1 and/or Microsoft SQL Server Desktop Engine are not installed on your PC, you can ask the Hach Data Trans setup software to install them.



Icone



Precedente: icona della finestra principale. Visualizza la finestra dei risultati precedente.



Avanti: icona della finestra principale. Visualizza la finestra dei risultati successiva.



Aggiorna elenco: icona della finestra principale. Esegue l'ultima richiesta di ricerca e aggiorna i risultati visualizzati sullo schermo.



Cerca: icona della finestra principale. Seleziona ed esegue una richiesta o visualizza la finestra Risultati ricerca. Le richieste possono essere usate per filtrare e ordinare i risultati del database in modo da poter recuperare i dati desiderati.



Stampa: icona della finestra principale. Stampa i risultati correntemente visualizzati.



Guida: visualizza la Guida in linea.



Modifica: icona della finestra Risultati ricerca. Visualizza la finestra Modifica parametri richiesta. In modalità Modifica, è possibile modificare i criteri di ricerca di una richiesta selezionata.



Rinomina: icona della finestra Risultati ricerca. Permette di modificare il nome di una richiesta.




Crea: icona della finestra Risultati ricerca. Permette di creare una richiesta.



Elimina: icona della finestra Risultati ricerca. Permette di eliminare una richiesta.



Finestra principale

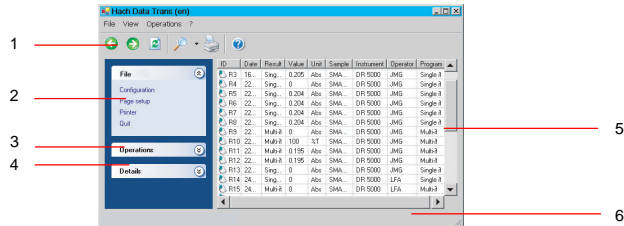

- Barra degli strumenti delle funzioni:** visualizza numerose icone (vedere la pagina 35). Per visualizzare o nascondere questa barra degli strumenti, selezionare **Visualizza > Barra degli strumenti**.
- Menu File:** visualizza le icone elencate di seguito.
Configurazione: permette di configurare le stampe e di definire il carattere di separazione dei dati durante l'esportazione dei risultati in un sistema LIMS.
Imposta pagina: permette di aprire la finestra Imposta pagina in cui è possibile selezionare il formato della pagina da stampare.
Stampante: permette di aprire la finestra Stampa in cui è possibile selezionare la stampante.
Esci: permette di uscire da Hach Data Trans.
- Menu Operazioni:** permette di selezionare numerose opzioni:
Cerca: permette di consultare il database nonché di filtrare e ordinare i risultati archiviati.
Esporta in LIMS: permette di esportare i risultati in un file formato testo (.txt).
Esporta in Excel: permette di esportare i risultati in un file Excel ("xls").
Anteprima: permette di visualizzare in anteprima il lavoro prima di stamparlo.
Stampa: permette di iniziare a stampare i risultati visualizzati.
Visualizza dati grezzi: permette di visualizzare la tabella dei punti.
Visualizza curva: permette di visualizzare la curva del metodo di scansione selezionato.
- Menu Dettagli:** visualizza informazioni sui risultati visualizzati (descrizione dei criteri di richiesta selezionati, ecc.).
- Area Risultati:** visualizza tutti i risultati del database o tutti i risultati del database che soddisfano i criteri di ricerca della richiesta selezionata.
- Barra di stato:** visualizza informazioni sullo stato operativo del software. Per visualizzare o nascondere la barra di stato, selezionare **Visualizza > Barra di stato**.



Software installation

Before starting installation

Refer to system requirements and make sure that your PC complies with the minimum configuration recommended (see previous chapter).

Installation procedure

- Close all applications.
- Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. Installation starts automatically (AUTORUN). If it does not, use your Windows Explorer to locate Setup.exe and run it.
- You are prompted to install Microsoft® .NET Framework Version 1.1. Click **Yes** then accept the license agreement for installing .NET Framework Version 1.1 or click **No** if .NET Framework Version 1.1 is already installed on your PC.
- The Hach Data Trans Setup window is displayed. The Setup software checks if the Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) is installed and updated on your PC. Click "Hach Data Trans Prerequisites" to install/update MSDE if prompted to do so, otherwise click "Hach Data Trans". If you click **Exit**, you quit the installation program and Hach Data Trans is not installed.
- At the end of MSDE installation, click "Hach Data Trans".
- Hach Data Trans installation starts with the Welcome dialogue box. Click the **Next** button.
- Accept the installation directory proposed by default clicking **Next** or change it clicking the **Browse** button.
- Review and confirm your installation settings. Click **Next**.
- The installation program creates the destination directory, transfers the files into the directory and creates an icon for starting the software in the "Start > All Programs > Hach Data Trans" folder.


10. Click the **Close** button at the end of installation.
11. Click **Exit** in the Hach Data Trans Setup window.

The software is installed in the language used by Windows (English, French, German, Spanish or Italian). The software is installed in English for all other languages.

If you change your Windows operating system on your PC, you must uninstall then reinstall Hach Data Trans.

It is highly recommended to use Microsoft Windows Update to check for any critical updates to the .Net Framework product.

Getting help

Click  to gain access to the Hach Data Trans online help. You can also press F1 or select the command ? > **Contents** to display the contents menu of the help file. From here, select the item of interest or search for a certain topic.



Avvio

Collegare la presa della porta USB sul pannello posteriore dello strumento (ad esempio DR 5000) a una porta USB del PC.

Se necessario, collegare la stampante alla porta parallela o USB del PC.

Collegare lo strumento alla rete elettrica utilizzando il cavo fornito.

Accendere lo strumento spostando l'interruttore **O/I** sul pannello posteriore su **I**.

Installare il driver dello strumento:

- Avviare Windows sul PC. Il nuovo componente hardware viene rilevato automaticamente.
- Nell'installazione guidata nuovo hardware, selezionare "Installa da un elenco o percorso specifico (Install from a list or specific location)", quindi selezionare **Avanti**.
- Inserire il CD di Hach Data Trans fornito nell'unità CD-ROM.
- Appena viene visualizzato il messaggio "Ricerca il miglior drive disponibile in questi percorsi (Search for the best driver in these locations)", selezionare "Includi il seguente percorso nella ricerca (Include this location in the search)" e ricercare il CD di Hach Data Trans per selezionare la directory in cui installare il driver: \Driver USB.
- Fare clic su **OK**.
*È possibile che venga visualizzato un avviso che segnala che il componente hardware non è convalidato per Windows. Ignorare il messaggio e fare clic su **Continuare**.*
- Al termine dell'installazione, fare clic su **Fine**.

Avviare Hach Data Trans, selezionare **Start > Programmi > Hach Data Trans > Hach Data Trans**. Hach Data Trans esegue una scansione delle porte del PC per individuare gli strumenti collegati e attivi.

Viene visualizzata la finestra principale.

A questo punto è possibile eseguire un programma e iniziare ad acquisire le misurazioni.

10. Al termine dell'installazione, fare clic su **Close**.

11. Fare clic su **Exit** nella finestra del programma di installazione di Hach Data Trans.


Il software viene installato nella lingua dell'interfaccia di Windows (inglese, francese, tedesco, spagnolo o italiano) oppure in inglese per tutte le altre lingue.

Se si cambia il sistema operativo Windows sul PC, è necessario disinstallare e reinstallare Hach Data Trans.

È consigliabile anche usare Microsoft Windows Update per verificare se ci sono nuovi aggiornamenti per .Net Framework.



Assistenza

Fare clic su  per visualizzare la Guida in linea di Hach Data Trans. È possibile anche premere

F1 o selezionare il comando **? > Guida** in linea per visualizzare il sommario del file della Guida e selezionare la voce desiderata o ricercarla all'interno della Guida.



Starting up

Connect the USB port socket on the rear panel of the instrument (for example, the DR 5000) to an USB port on the PC.

If necessary, connect a printer to a USB port on the PC.

Connect the instrument to the mains using the line cord supplied.

Switch on the instrument (**O/I** switch on the rear panel set to **I**).

Install the instrument driver:

- Start windows on the PC. A new hardware is detected automatically.
- In the Found New Hardware Wizard window, select "Install from a list or specific location" and click **Next**.
- Insert the Hach Data Trans CD-ROM supplied into a CD drive.
- Under "Search for the best driver in these locations", select "Include this location in the search" and browse the Hach Data Trans CD to select the driver installation directory: \USB Drivers.
- Click **OK**.
*You may have a Windows warning message telling that your hardware has not passed a Windows Logo Testing. Do not pay attention to this message and click **Continue anyway**.*
- Click **Finish** at end of installation.

Start Hach Data Trans, select **Start > Programs > Hach Data Trans > Hach Data Trans**.


Hach Data Trans scans the PC's port(s) and detects the instrument connected and on-line.

The Main window is displayed.

You are now ready to run a program and collect measurements!



Main window

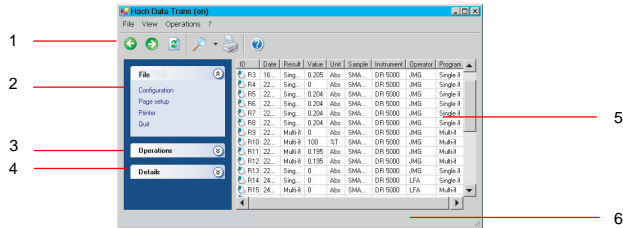

- Function toolbar:** comprises icons (see next page). To display or hide the tool bar, use the **View > Tool Bar** command.
- File menu:** gives access to a series of commands:
Configuration: to configure printouts and define the data separation character when exporting results to a LIMS.
Page setup: to open the Page setup window where you select a printout format.
Printer: to open the Printout window where you select a printer.
Quit: to quit Hach Data Trans.
- Operations menu:** gives access to a series of commands:
Search: to consult the database and filter and sort the archived results.
Export to LIMS: to export results to a text format file ("txt" file).
Export to Excel: to export results to an Excel format file ("xls" file).
Preview: to preview a printout before starting printing.
Print: to start printing the results currently displayed.
Show raw data: display the coordinates of the measurement points.
Show curve: display the curve of the selected scan method.
- Details menu:** Displays information about the results currently displayed (description of the request criteria selected, etc.).
- Results area:** This area displays all the results of the database or all the results of the database which satisfy the search criteria of a selected request.
- Status bar:** displays information about the software working status. To display or hide the status bar, use the **Display > Status Bar** command.



Installazione del software

Operazioni preliminari

Verificare che il sistema sia conforme ai requisiti di sistema e che il PC abbia la configurazione minima consigliata (vedere la sezione precedente).

Installazione

- Chiudere tutte le applicazioni.
- Inserire il CD nel lettore per CD-ROM. Il programma di installazione si avvia automaticamente (AUTORUN). In caso contrario, usare Gestione risorse per individuare il file Setup.exe ed eseguirlo.
- Viene visualizzato un messaggio che chiede di installare Microsoft® .NET Framework versione 1.1. Fare clic su **Yes**, quindi accettare l'accordo di licenza di .NET Framework versione 1.1 oppure fare clic su **No** se .NET Framework versione 1.1 è già installato nel PC.
- Viene visualizzata la finestra del programma di installazione del software Hach Data Trans. Il programma di installazione verifica che Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) sia installato e aggiornato. Fare clic su "Prerequisiti di Hach Data Trans (Hach Data Trans Prerequisites)" oppure su "Hach Data Trans". Selezionare **Exit** per uscire dal programma di installazione senza installare Hach Data Trans.
- Al termine dell'installazione di MSDE, fare clic su "Hach Data Trans".
- Il programma di installazione di Hach Data Trans si avvia visualizzando la finestra iniziale. Fare clic su **Next**.
- Accettare la directory di installazione predefinita selezionando **Next** oppure modificarla facendo clic su **Browse**.
- Controllare e confermare le impostazioni di installazione. Fare clic su **Next**.
- Il programma di installazione crea una directory di destinazione, copia i file in questa directory e crea un'icona per l'avvio del software nella cartella "Start > Programmi > Hach Data Trans".



Introduzione

Hach Data Trans è un programma per PC basato su Windows, progettato per essere utilizzato con il DR 5000 / DR 2800 / DR4800 spettrofotometro.

Hach Data Trans permette di modificare e avviare il programma dallo strumento. Le misurazioni vengono acquisite, visualizzate e salvate dal software.

Hach Data Trans è uno strumento di archiviazione che permette di visualizzare i risultati salvati e le curve programmate dall'utente. È inoltre possibile consultare il database, filtrare e ordinare i risultati per data, tipo di programma o altro per ottenere subito le informazioni desiderate.



Configurazione minima consigliata

Sistema operativo: W2000 Pro (SP2) o XP Pro (SP2).

Microsoft® .NET Framework versione 1.1 e Microsoft SQL Server Desktop Engine (*)

- Processore Pentium da 1 GHz o altro equivalente con almeno 256 MB di RAM
- Risoluzione dello schermo SVGA 1024 x 768
- 1 porta USB 1.1 o USB 2.0 libera
- Unità CD-ROM
- 1 mouse PS2 o USB
- 1 stampante compatibile con Windows (facoltativa)
- 150 MB di spazio libero su disco per l'installazione del software, 300 MB per poter usare il software con il database. Le dimensioni del database dei risultati sono pari a un massimo di 2 GB.

(*) Se .NET Framework versione 1.1 e/o Microsoft SQL Server Desktop Engine non sono installati nel PC, è possibile richiedere il programma di installazione Hach Data Trans per installarli.



Icons



Previous: icon of the Main window. Displays the last viewed results screen.



Next: icon of the Main window. Displays the next viewed results screen.



Refresh list: icon of the Main window. Runs the last search request and refreshes the result screen.



Search: icon of the Main window. Selects and runs a request or displays the Search results window. A request is used to filter and sort the results of the database in order to retrieve those of interest to you.



Print: icon of the Main window. Prints the results currently displayed.



Help: Gives access to online help.



Modify: icon of the Search results window. Gives access to the edit request parameters window. When in the edit mode you are able to modify the searching criteria of a selected request.



Rename: icon of the Search results window. To change the name of a request.



Create: icon of the Search results window. To create a request.



Delete: icon of the Search results window. To delete a request.



Uninstalling

1. Select "Start > Settings > Control Panel > Add/Remove Programs" command in Windows.
2. Select "Hach Data Trans" and click **Add/Remove**.
3. The Hach Data Trans Setup window is displayed. Click "Hach Data Trans". If you click **Exit**, you quit the uninstallation program and Hach Data Trans is not uninstalled.
4. Select "Remove Hach Data Trans" in the next window and click **Finish**. All the files that have been created and copied by the Hach Data Trans setup program are removed. The Hach Data Trans icon placed in the "Start" folder is also removed.
5. At the end of uninstallation, click **Close**.
6. The Hach Data Trans Setup window is displayed. You can now uninstall Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) by clicking "Hach Data Trans Prerequisites", otherwise click **Exit**.

Click **Exit** if you want to keep MSDE installed; the Hach Data Trans result database is not deleted in this case.

To delete the Hach Data Trans database, uninstall Hach Data Trans (steps 1 to 5 above) then click "Hach Data Trans Prerequisites" to uninstall MSDE.



Desinstalación

1. Seleccione el comando de Windows "Inicio > (Parámetros de) Configuración > Panel de control > Agregar/quitar programas".
2. Seleccione "Hach Data Trans" y haga clic en **Agregar/Quitar**.
3. Se abrirá la ventana Instalación de Hach Data Trans. Haga clic en "Hach Data Trans". Si hace clic en **Exit**, saldrá del programa de desinstalación sin haber desinstalado el programa Hach Data Trans.
4. Seleccione "Remove Hach Data Trans" en la ventana siguiente y haga clic en **Finish**. Se suprimirán los archivos que han sido creados y copiados por el programa de instalación de Hach Data Trans. También se suprimirá el icono de Hach Data Trans situado en la carpeta "Inicio".
5. Al finalizar la desinstalación, haga clic en **Close**.
6. Se visualizará la ventana Instalación de Hach Data Trans. Ahora puede desinstalar Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) haciendo clic en "Prerrequisitos de Hach Data Trans" [Hach Data Trans Prerequisites]; de lo contrario, haga clic en **Exit**.

Si desea mantener MSDE instalado, haga clic en **Exit**; en este caso, no se habrá suprimido la base de datos de resultados de Hach Data Trans.

Para suprimir la base de datos de Hach Data Trans, proceda a desinstalar Hach Data Trans (pasos 1 a 5 arriba mencionados) y a continuación haga clic en "Prerrequisitos de Hach Data Trans" [Hach Data Trans Prerequisites] para desinstalar MSDE.



Iconos



Antes: Icono de la ventana principal.
Muestra la última pantalla de resultados visualizada.



Después: Icono de la ventana principal.
Muestra la pantalla de resultados visualizada después de ésta.



Actualizar lista: Icono de la ventana principal.
Ejecuta la última consulta de búsqueda y actualiza la pantalla de resultados.



Buscar: Icono de la ventana principal.
Selecciona y ejecuta una consulta o visualiza la ventana Buscar resultados. Una consulta se emplea para filtrar y ordenar los resultados de la base de datos con el fin de recuperar los que interesan al usuario.



Imprimir: Icono de la ventana principal.
Imprime los resultados actualmente visualizados.



Ayuda: Para acceder a la ayuda en línea.



Modificar: Icono de la ventana Buscar resultados.
Permite acceder a la ventana de edición de los parámetros de una consulta. En el modo Edición, el usuario puede cambiar los criterios de búsqueda de la consulta seleccionad.



Renombrar: Icono de la ventana Buscar resultados.
Para cambiar el nombre de una consulta.



Crear: Icono de la ventana Buscar resultados.
Para crear una consulta .



Eliminar: Icono de la ventana Buscar resultados.
Para eliminar una consulta.



Einleitung

Hach Data Trans ist ein PC Programm, welches unter Windows läuft und konzipiert ist für die DR5000 und DR 2800 / DR4800 Spektrophotometer.

Mit Hach Data Trans programmieren und starten Sie das Programm über das jeweils eingesetzte Instrument. Die jeweiligen Messungen werden von der Software erfasst, ausgegeben und gespeichert. Hach Data Trans ist ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Sie ihre gespeicherten Ergebnisse und Kurven über anwenderprogrammierbare Anfragen im Handumdrehen abrufen können. Sie können schnell und einfach die gespeicherten Daten aus der Datenbank abrufen und Sie zur Anzeige nach verschiedenen Kriterien wie Datum, verwendete Methode, etc. filtern bzw. sortieren.



Empfohlene minimale Systemkonfiguration

Betriebssystem : W2000 Pro (SP2), XP Pro (SP2).
Microsoft® .NET Framework Version 1.1 und Microsoft SQL Server Desktop Engine (*).

- Prozessor Pentium 1 GHz oder äquivalent, 256 MB RAM,
- Grafikkarte SVGA 1024x768,
- 1 freier USB 1.1 oder USB 2.0 Port.
- 1 CD-ROM Laufwerk,
- 1 PS2 oder USB Maus,
- 1 Windowskompatibler Drucker (optional),
- Festplatte, 150 MB freier Festplattenspeicher für die Installation, 300 MB sind für den korrekten Einsatz der Software inklusive Datenbank notwendig.
Die Größe der Datenbank ist auf 2 GB limitiert.

(*) Falls NET Framework Version 1.1 oder Microsoft SQL Server Desktop Engine nicht bereits auf ihrem PC installiert sind, können Sie dies während der Installation von Hach DATA Trans nachholen.



Installation der Software

Vor der Installation


Überprüfen Sie ob ihr PC die Mindest-Systemvoraussetzungen erfüllt (siehe vorheriges Kapitel).

Die Installation

1. Schließen Sie alle aktiven Anwendungen.
2. Legen Sie die CD ROM in ihr CD ROM Laufwerk ein. Die Installation startet automatisch (AUTORUN). Sollte dies nicht der Fall sein, benutzen Sie den Windows Explorer, um das Programm Setup.exe auf der CD ROM per Doppelklick von Hand zu starten.
3. Sie werden anschließend gefragt, ob Sie Microsoft® .NET Framework Version 1.1 installieren möchten. Klicken Sie auf **Yes** und stimmen Sie der Vereinbarung zur Softwarelizenz zu, falls Sie NET Framework Version 1.1 installieren möchten oder **No** falls .NET Framework Version 1.1 bereits auf Ihrem System installiert ist.
4. Das Hach Data Trans Installationsfenster öffnet sich. Die Installationssoftware überprüft, ob die aktuelle Version der Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) bereits installiert ist. Klicken Sie auf "Hach Data Trans Voraussetzungen (Hach Data Trans Prerequisites)" um MSDE zu installieren bzw. die bereits installierte Version zu aktualisieren. Wenn Sie **Exit** klicken, wird das Programm beendet und die Installation von Hach Data Trans abgebrochen, ohne die Software zu installieren.
5. Am Ende der Installation von MSDE klicken Sie auf das Feld "Hach Data Trans".
6. Die Installation von Hach Data Trans beginnt mit einer Begrüßung. Klicken Sie auf **Next**.
7. Installieren Sie das Programm in das Standardverzeichnis, das vom Setup vorgeschlagen wird, indem Sie auf **Next** klicken, oder ändern Sie das Verzeichnis über den Schalter **Browse**.
8. Überprüfen Sie noch einmal die Einstellungen der Installation und bestätigen Sie mit **Next**.
9. Das Installationsprogramm erstellt jetzt das Programmverzeichnis, kopiert die Daten auf Ihre Festplatte und erstellt ein Icon für den Programmstart unter "Start > Programme > Hach Data Trans".



La ventana principal

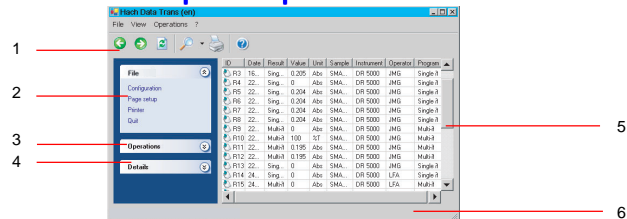

- 1 **Barra de herramientas:** Contiene los iconos (véase página 28). Para mostrar u ocultar esta barra, utilice el comando **Ver > Barra de herramientas**.
- 2 **Menú Archivo:** Permite acceder al siguiente conjunto de comandos:
 - Configuración:** Para configurar las salidas impresas y definir el carácter de separación de datos utilizado para la exportación de los resultados a un LIMS.
 - Configurar página:** Para abrir la ventana Configurar página, donde el usuario puede seleccionar el formato de impresión.
 - Impresora:** Para abrir la ventana Impresión, donde el usuario puede seleccionar una impresora.
 - Salir:** Para salir de Hach Data Trans.
- 3 **Menú Operaciones:** Permite acceder al siguiente conjunto de comandos:
 - Buscar:** Para consultar la base de datos y filtrar y ordenar los resultados archivados.
 - Exportar a LIMS:** Para exportar los resultados a un archivo de formato de texto (archivo ".txt").
 - Exportar a Excel:** Para exportar los resultados a un archivo de formato Excel (archivo ".xls").
 - Vista previa:** Para ver una salida impresa antes de iniciar la impresión.
 - Imprimir:** Para iniciar la impresión de los resultados actualmente visualizados.
 - Mostrar datos brutos:** Mostrar los datos de los puntos.
 - Mostrar curva:** Muestra la curva del método de escaneado seleccionado.
- 4 **Menú Detalle:** Visualiza información acerca de los resultados actualmente visualizados (descripción de la consulta de selección utilizada, etc.).
- 5 **Área de resultados:** Esta zona de la ventana muestra los resultados de la base de datos o los resultados de la base de datos que se ajustan a los criterios de búsqueda de una consulta seleccionada.
- 6 **Barra de estado:** Muestra información acerca del estado de funcionamiento del software. Para mostrar u ocultar esta barra, utilice el comando **Ver > Barra de estado**.



Puesta en marcha

Conecte la toma USB, en la parte posterior del instrumento de medida (por ejemplo, el DR 5000), a un puerto USB del PC.

Si fuera necesario, conecte la impresora a un puerto paralelo o USB del PC.

Conecte el instrumento a la red por medio del cable de alimentación suministrado.

Encienda el instrumento (interruptor **ON** de la parte posterior situado en I).

Instale el controlador (driver) del instrumento:

- Arranque Windows en el PC. El nuevo elemento de hardware es detectado automáticamente.
- En la ventana Asistente de Nuevo hardware detectado [Found New Hardware Wizard], seleccione "Instalar a partir de una lista o una ubicación específica" [Install from a list or specific location] y haga clic en **Siguiente**.
- Inserte en una unidad de CD el CD de Hach Data Trans suministrado.
- En "Buscar el mejor controlador en estas ubicaciones", seleccione "Incluir esta ubicación en la búsqueda" y examine el CD de Hach Data Trans para buscar el directorio de instalación del controlador: \USB Drivers.
- Haga clic en **OK**.
*Puede aparecer un mensaje de aviso de Windows indicándole que el nuevo elemento de hardware no ha pasado la prueba Windows Logo. No tome en cuenta este mensaje y haga clic en **Continuar de todas formas [Continue anyway]**.*
- Haga clic en **Finalizar** al completar la instalación.

Arranque Hach Data Trans: elija **Inicio > Programas > Hach Data Trans > Hach Data Trans**.

Hach Data Trans explora el(los) puerto(s) del PC y detecta el instrumento de medida conectado y encendido.

Aparece la ventana principal. ¡Ahora Usted está listo para ejecutar un programa y recopilar mediciones!

10. Am Ende der Installation klicken Sie auf den Schalter **Close**.

11. Klicken Sie auf **Exit** im Hach Data Trans Installationsfenster.

Das Programm wird automatisch in der von ihrem Betriebssystem verwendeten Sprache installiert (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch). Unter allen anderen Sprachen wird die Software automatisch auf Englisch installiert.

Falls Sie ihr Windowsbetriebssystem ändern, müssen Sie Hach Data Trans zunächst von ihrem System entfernen und dann erneut eine Installation durchführen.

Es wird dringend empfohlen Microsoft Windows Update zu nutzen, um nach wichtigen Updates für das Net Framework zu suchen und diese Software auf dem neuesten Stand zu halten.



Weitere Hilfe

Klicken Sie auf  um Zugriff auf die Hach Online Hilfe zu erhalten. Sie können aber auch F1

drücken oder unter **? > Inhalt** die Inhalte der Hilfe aufrufen. Hier können Sie dann das gewünschte Thema wählen oder nach einem bestimmten Thema suchen.



Programmstart

Schließen Sie ihr Instrument über den USB Port an der Rückseite ihres Instruments (z.B. das DR 5000) an einen freien USB Port ihres Computers an.

Falls notwendig schließen Sie einen Drucker über den Parallelport oder einen USB Port an ihren Computer an.

Schließen Sie das Instrument an die Stromversorgung an. Benutzen Sie hierfür das mitgelieferte Kabel.

Schalten Sie das Instrument ein. (Der **O/I** Schalter auf der Rückseite des Geräts muss **I** stehen.)

Installieren Sie den Treiber des Instruments:

- Starten Sie Windows. Die neue Hardware wird automatisch erkannt.
- Im Fenster des Hardwareassistenten wählen Sie den Schalter "Installation von einer Liste oder von einem anderen Ort" and klicken Sie **Weiter**.
- Legen Sie die Hach Data Trans CD in ein CD Laufwerk ein.
- Unter "Search for the best driver in these locations (Suchen des besten Treibers)" wählen Sie "Include this location in the search (Dieses Laufwerk durchsuchen)" and durchsuchen Sie die Hach Data Trans CD. Wählen Sie das Treiberinstallationsverzeichnis: \USB Drivers.
- Klicken Sie auf **OK**.
*Eventuell erhalten Sie die Warnung, das die Hardware nicht durch einen Windows Logo Test konfirmiert wurde. Ignorieren Sie diese Nachricht und klicken Sie auf **Trotzdem fortfahren**.*
- Klicken Sie auf **Beenden** am Ende der Installation.

Starten Sie Hach Data Trans unter **Start > Programme > Hach Data Trans > Hach Data Trans**.

Hach Data Trans überprüft die PC Anschlüsse und erkennt automatisch die angeschlossenen und aktivierten Instrumente.

Das Hauptfenster wird angezeigt.

Jetzt können Sie das Programm einsetzen und Messungen erfassen!

10. Al finalizar la instalación haga clic en el botón **Close**.

11. En la ventana Instalación de Hach Data Trans [Hach Data Trans Setup] haga clic en **Exit**.


El programa se instala en el idioma de utilización de Windows (Inglés, francés, alemán, español o italiano). La instalación se realiza en inglés para todos los demás idiomas.

Si el usuario cambia el sistema operativo Windows en su PC, deberá desinstalar y volver a instalar Hach Data Trans.

Se recomienda encarecidamente utilizar los servicios de actualización de Microsoft Windows Update para comprobar cualquier actualización crítica del producto .Net Framework.



Obtención de ayuda

Haga clic en  para acceder a la ayuda en línea de Hach Data Trans. También puede pulsar F1

o seleccionar el comando **? > Contenido** para visualizar el menú Contenido del archivo Ayuda, a partir del cual puede seleccionar el tema que desea o buscar un tema concreto.



Instalación del software

Antes de iniciar la instalación


Consulte los requisitos del sistema y cerciórese de que su PC cumple con la configuración mínima recomendada (véase el capítulo anterior).

Procedimiento de instalación

1. Cierre todas las aplicaciones.
2. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. La instalación se iniciará automáticamente (AUTORUN); de no ser así, utilice el Explorador de Windows para buscar y ejecutar Setup.exe.
3. El sistema le pedirá que instale Microsoft® .NET Framework Versión 1.1. Haga clic en **Yes** y a continuación acepte el acuerdo de licencia para la instalación de .NET Framework Versión 1.1 o haga clic en **No** si ya tiene .NET Framework Versión 1.1 instalado en su PC.
4. Se abrirá la ventana Instalación de Hach Data Trans [Hach Data Trans Setup]. El programa de instalación comprueba si Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) está instalado y actualizado en su PC. Si el sistema se lo pide, haga clic en "Prerrequisitos de Hach Data Trans" [Hach Data Trans Prerequisites] para instalar/actualizar MSDE; de lo contrario, haga clic en "Hach Data Trans". Si se hace clic en **Exit**, se sale del programa de instalación sin instalar Hach Data Trans.
5. Al finalizar la instalación de MSDE haga clic en "Hach Data Trans".
6. La instalación de Hach Data Trans empieza con la ventana de bienvenida. Haga clic en el botón **Next**.
7. Acepte el directorio de instalación propuesto por defecto haciendo clic en **Next** o cámbielo haciendo clic en el botón **Browse**.
8. Revise y confirme los parámetros de instalación. Haga clic en **Next**.
9. El programa de instalación crea el directorio de destino, copia los archivos en el directorio y crea un icono para arrancar el programa en la carpeta "Inicio > Programas > Hach Data Trans".



Hauptfenster

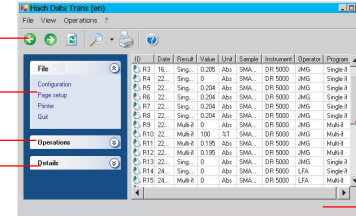

- 1 **Werkzeugleiste:** beinhaltet verschiedene Icons (siehe nächste Seite). Um die Werkzeugleiste anzuzeigen oder auszublenden klicken Sie auf **Ansicht > Werkzeugleiste**.
- 2 **Datei Menü:** hier finden Sie eine Reihe von Befehlen:
Konfiguration: hier nehmen Sie Einstellungen zum Ausdruck vor und bestimmen das Datentrennzeichen bei einer Ausgabe in ein LIMS.
Seite einrichten: öffnet die Seiteneinrichtung, um ein Format für ihren Ausdruck zu wählen.
Drucker: hier wählen Sie den Drucker, den sie verwenden möchten.
Beenden: beendet Hach Data Trans.
- 3 **Operationen Menü:** hier finden Sie eine Reihe von Befehlen:
Suchen: hier erhalten Sie Zugriff auf die Datenbank und können die Ausgabe filtern oder sortieren.
Export nach LIMS: hier exportieren Sie Ergebnisse in eine Textdatei ("txt" Datei).
Export nach Excel: hier exportieren Sie Daten in das Excel Format ("xls" Datei).
Vorschau: lassen Sie sich vor dem Ausdruck eine Seitenvorschau anzeigen.
Drucken: druckt die aktuell angezeigten Ergebnisse.
Rohdaten anzeigen: zeigt die Koordinaten der Messpunkte an.
Kurve anzeigen: zeigt die Daten einer gewählten Messung als Kurve an.
- 4 **Details Menü:** Zeigt Informationen über die aktuell angezeigten Daten an (Beschreibung der gewählten Auswahlkriterien, etc...)
- 5 **Suchergebnisse:** Hier werden alle Suchergebnisse aus der Datenbank angezeigt, die den eingestellten Kriterien der gewählten Abfrage entsprechen.
- 6 **Statusleiste:** zeigt Informationen über den Status der Software. Um die Statusleiste anzuzeigen oder auszublenden benutzen Sie bitte **Anzeige > Statusleiste**.



Icons



Zurück: Icon im Hauptfenster. Zurück zu den zuletzt angezeigten Abfrageergebniss.



Weiter: Icon im Hauptfenster. Anzeige der nächsten bereits betrachteten Seite mit Abfrageergebnissen.



Liste aktualisieren: Icon im Hauptfenster startet die letzte Abfrage erneut und aktualisiert die Anzeige der Ergebnisse.



Suchen: Icon im Hauptfenster. Starten Sie eine Suche oder Abfrage oder zeigen Sie die Suchergebnisseite an. Eine Abfrage wird genutzt, um die Inhalte der Datenbank zu filtern und zu sortieren, und die für sie relevanten Daten anzuzeigen.



Drucken: Icon im Hauptfenster. Ausdruck der aktuell angezeigten Ergebnisse.



Hilfe: Ausdruck der aktuell angezeigten Ergebnisse.



Anpassen: Icon im Fenster der Suchergebnisse. Hier erhalten Sie zugriff auf das Fenster zum Anpassen der Abfrageparameter. Im Edit Modus können Sie hier die Kriterien der ausgewählten Abfrage einstellen und ändern.



Umbenennen: Icon im Fenster der Suchergebnisse. Hier ändern Sie den Namen einer Suchabfrage.



Erstellen: Icon im Fenster der Suchergebnisse. Eine Abfrage erstellen.



Löschen: Icon im Fenster der Suchergebnisse. Eine Abfrage löschen.



Introducción

Hach Data Trans es un programa de software para PC, basado en Windows, para el uso con el DR5000 / DR 2800 / DR 4800 espectrofotómetro.

Con Hach Data Trans, el método es editado e iniciado desde el instrumento. Las mediciones son recogidas, visualizadas y guardadas por el software.

Hach Data Trans es una potente herramienta de archivo de datos que permite acceder a los resultados y curvas almacenados en una memoria flash por medio de criterios de selección programables por el usuario. El usuario puede consultar la base de datos y filtrar y ordenar los resultados archivados por fecha, tipo de programa, etc., obteniendo de un vistazo la información que necesita.



Configuración mínima recomendada

Sistema operativo: W2000 Pro (SP2) o XP Pro (SP2).
Microsoft® .NET Framework Versión 1.1 y Microsoft SQL Server Desktop Engine (*).

- Procesador Pentium 1 GHz o equivalente, 256 MB de memoria RAM,
- Tarjeta gráfica SVGA resolución 1024 x 768,
- 1 puerto USB 1.1 o USB 2.0 disponible,
- 1 unidad de CD-ROM,
- 1 ratón (mouse) tipo PS2 o USB,
- 1 impresora compatible con Windows (opcional),
- Disco duro, 150 MB de espacio libre para la instalación del software; para utilizar correctamente el software con la base de datos del usuario hacen falta 300 MB. El tamaño de la base de datos está limitado a 2 GB.

(*) Si el usuario no tiene instalados en su PC los programas .NET Framework Versión 1.1 y/o Microsoft SQL Server Desktop Engine, puede solicitar el programa de instalación de Hach Data Trans para instalarlos.



Désinstallation

1. Sélectionnez la commande "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes" de Windows.
2. Sélectionnez "Hach Data Trans" et cliquez sur "Modifier/Supprimer".
3. La fenêtre Hach Data Trans Setup est affichée. Cliquez sur "Hach Data Trans". Si vous cliquez sur **Exit**, vous quittez le programme de désinstallation sans avoir désinstallé Hach Data Trans.
4. Sélectionnez "Remove Hach Data Trans" dans la fenêtre suivante et cliquez sur **Finish**. Tous les fichiers créés et copiés par le programme d'installation de Hach Data Trans sont supprimés. L'icône de Hach Data Trans placée dans le groupe de programmes "Démarrer" est également supprimée.
5. A la fin de la désinstallation, cliquez sur **Close**.
6. La fenêtre Hach Data Trans Setup est affichée. Maintenant, vous pouvez désinstaller Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) en cliquant sur "Hach Data Trans Prerequisites", autrement cliquez sur **Exit**.

Cliquez sur **Exit** si vous souhaitez conserver MSDE installé. Dans ce cas, la base de données des résultats de Hach Data Trans n'est pas supprimée.

Pour supprimer la base de données de Hach Data Trans, désinstallez Hach Data Trans (étapes 1 à 5 ci-dessus) puis cliquez sur "Hach Data Trans Prerequisites" pour désinstaller MSDE.



Deinstallation

1. Wählen Sie "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Programme hinzufügen/entfernen".
2. Wählen Sie "Hach Data Trans" und klicken Sie auf **Hinzufügen/Entfernen**.
3. Das Hach Data Trans Installationsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf "Hach Data Trans". Wenn Sie auf **Exit** klicken, wird die Deinstallation beendet, ohne die Software von ihrem System zu entfernen.
4. Wählen Sie "Hach Data Trans entfernen (Remove Hach Data Trans)" im nächsten Fenster und bestätigen Sie mit **Finish**. Alle Daten, die durch das Hach Data Trans Installationsprogramm erstellt wurden, werden hiermit gelöscht und von ihrem System entfernt. Dies gilt auch für das Icon im Startmenü.
5. Am Ende der Deinstallation klicken Sie auf **Close**.
6. Das Hach Data Trans Installationsfenster wird angezeigt. Sie können jetzt auch die Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) deinstallieren. Tun Sie dies unter "Hach Data Trans Voraussetzungen (Hach Data Trans Prerequisites)", falls nicht, klicken Sie auf **Exit**.

Klicken Sie auf **Exit**, falls Sie MSDE nicht entfernen wollen, die Hach Data Trans Datenbank bleibt in diesem Fall erhalten und wird nicht gelöscht.

Um auch die Datenbank zu löschen führen Sie die Deinstallation wie in Schritt 1 bis 5 beschrieben durch und klicken Sie dann in Schritt 6 auf "Hach Data Trans Voraussetzungen (Hach Data Trans Prerequisites)" um MSDE und die Datenbank zu löschen.



Introduction

Hach Data Trans est un logiciel développé sous Windows® pour utilisation avec le spectrophotomètre DR 5000 / DR 2800 / DR4800.

Avec Hach Data Trans, la méthode est programmée et lancée de l'appareil. Le logiciel collecte, affiche et sauvegarde les mesures dans la base de données.

Hach Data Trans est un outil d'archivage puissant vous permettant de charger instantanément vos résultats et vos courbes sauvegardés via des critères de sélection préprogrammés. Vous pouvez consulter la base de données, filtrer ou trier les résultats archivés par date, type de méthode, etc. Vous accédez ainsi à l'information en un clin d'oeil.



Configuration minimale recommandée

Système d'exploitation : W2000 Pro (SP2), XP Pro (SP2).

Microsoft® .NET Framework Version 1.1 et Microsoft SQL Server Desktop Engine (*).

- Processeur Pentium 1 GHz ou équivalent, 256 Mo de RAM,
- Carte graphique SVGA 1024x768,
- 1 port USB 1.1 ou USB 2.0 disponible,
- 1 lecteur CD-ROM,
- 1 souris type PS2 ou USB,
- 1 imprimante compatible Windows (en option),
- Disque dur, 150 Mo d'espace libre pour l'installation du logiciel, 300 Mo requis pour utiliser correctement le logiciel avec sa base de données. La taille de la base de données est limitée à 2 Go.

(*) Si .NET Framework Version 1.1 et/ou Microsoft SQL Server Desktop Engine ne sont pas installés sur votre PC, vous pouvez demander à installer ces 2 logiciels durant la procédure d'installation de Hach Data Trans.



Icônes



Précédent : icône de la fenêtre Principale.
Affiche le dernier écran de résultats visualisé.



Suivant : icône de la fenêtre Principale.
Affiche l'écran de résultats visualisé après celui-ci.



Rafraîchir la liste : icône de la fenêtre Principale.
Lance la dernière requête en recherche de résultats effectuée et rafraîchit l'écran des résultats.



Rechercher : icône de la fenêtre Principale.
Sélectionne et lance une requête en recherche de résultats. Une requête est utilisée pour extraire et trier de la base de données afin d'afficher uniquement ceux qui vous intéressent.



Imprimer : icône de la fenêtre Principale.
Imprime les résultats affichés sous la forme d'un tableau.



Aide : Lance l'aide en ligne.



Modifier : icône de la fenêtre Rechercher des résultats.
Donne accès à la fenêtre de saisie des paramètres d'une requête. Dans ce mode, vous pouvez modifier les critères de recherche de la requête sélectionnée.



Renommer : icône de la fenêtre Rechercher des résultats.
Pour changer le nom d'une requête.




Créer : icône de la fenêtre Rechercher des résultats.
Pour créer une requête.



Supprimer : icône de la fenêtre Rechercher des résultats.
Pour supprimer une requête.



La fenêtre principale

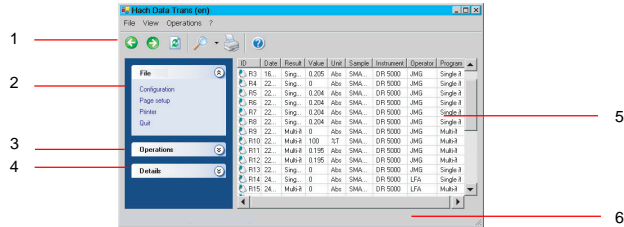

- Barre d'outils** : comprend des icônes (voir page suivante). Pour afficher/masquer cette barre, utilisez la commande **Affichage > Barre d'outils**.
- Menu Fichier** : donne accès au jeu de commandes suivants :
Configuration : pour configurer une impression et définir le séparateur de données utilisé pour l'exportation de fichiers vers un LIMS.
Mise en page : affiche la boîte de dialogue permettant de choisir le format d'impression.
Imprimante : affiche la boîte de dialogue Impressions permettant de sélectionner une imprimante.
Quitter : pour quitter Hach Data Trans.
- Menu Opérations** : donne accès au jeu de commandes suivants :
Rechercher : pour consulter la base de données, extraire et trier les résultats archivés.
Exporter vers LIMS : pour exporter des résultats au format texte ("txt").
Exporter vers Excel : pour exporter des résultats au format Excel ("xls").
Aperçu : pour visualiser une impression avant d'imprimer.
Imprimer : pour lancer l'impression des résultats actuellement affichés.
Montrer données : affiche les coordonnées des points de mesure.
Montrer courbe : affiche la courbe de la méthode de balayage choisie.
- Menu Détails** : Affiche des informations sur les résultats actuellement affichés (description de la requête de sélection utilisée, etc.).
- Zone d'affichage des résultats** : cette partie de la fenêtre est réservée à l'affichage de tous les résultats de la base de données ou des résultats qui satisfont à des critères de sélection d'une requête utilisée.
- Barre d'état** : affiche des informations sur l'état du logiciel. Pour afficher/masquer cette barre, utilisez la commande **Affichage > Barre d'état**.



Installation du logiciel

Avant de lancer l'installation

Reportez-vous à Configuration du système pour s'assurer que votre micro-ordinateur PC réponde bien à la configuration minimale recommandée (voir le chapitre précédent).

Installation du logiciel

- Fermez toutes les applications.
- Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM. L'installation démarre automatiquement (AUTORUN). Si tel n'est pas le cas, utilisez l'explorateur de fichiers de Windows et exécutez le fichier Setup.exe.
- On vous demande d'installer Microsoft® .NET Framework Version 1.1. Cliquez sur **Yes** puis acceptez les termes de la licence afin d'installer .NET Framework Version 1.1 (**) ou cliquez sur **No** si .NET Framework Version 1.1 est déjà installé sur votre PC.
- La fenêtre Hach Data Trans Setup est affichée. Le logiciel d'installation vérifie si Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) est installé et à jour sur votre PC. Cliquez sur "Hach Data Trans Prerequisites" pour installer/mettre à jour MSDE si nécessaire ou cliquez sur "Hach Data Trans". Si vous cliquez sur **Exit**, vous quittez le programme d'installation sans avoir installé Hach Data Trans.
- A la fin de l'installation de MSDE, cliquez sur "Hach Data Trans".
- L'installation de Hach Data Trans débute avec la fenêtre de bienvenue. Cliquez sur le bouton **Next**.
- Acceptez le répertoire d'installation proposé par défaut et cliquez sur **Next** ou cliquez sur **Browse** et changez le nom de ce répertoire.
- Consultez les paramètres d'installation. Cliquez sur le bouton **Next**.
- Le programme d'installation crée le répertoire de destination, copie les fichiers dans ce répertoire puis crée l'icône de lancement du logiciel dans le menu "Démarrer > Programmes > Hach Data Trans".

10. Cliquez sur le bouton **Close** à la fin de l'installation.
11. Cliquez sur **Exit** dans la fenêtre Hach Data Trans Setup.


Le logiciel est installé dans la langue d'utilisation de Windows (français, anglais, allemand, espagnol ou italien). L'installation se fait en anglais pour toutes les autres langues.

Vous devez désinstaller puis réinstaller Hach Data Trans sur votre PC si vous changez votre système d'exploitation Windows.

Il est très recommandé d'utiliser les services de mise à jour de Microsoft Windows pour vérifier l'absence de toute mise à jour critique à effectuer sur le produit .NET Framework.



Obtenir de l'aide

Cliquez sur  pour ouvrir l'aide en ligne de Hach Data Trans.

Vous pouvez également appuyer sur **F1** ou sélectionner la commande **? > Sommaire**. Vous accédez ainsi au sommaire de l'aide à partir duquel il est possible de sélectionner ou de rechercher une rubrique particulière.



Mise en service

Connectez la prise USB de l'appareil de mesure (par exemple, le DR 5000) à un port USB du PC. L'imprimante, si utilisée est raccordée à un port parallèle ou USB du PC.

Connectez l'appareil de mesure au réseau d'alimentation au moyen du cordon d'alimentation fourni. Mettez l'appareil de mesure sous tension (interrupteur **O/I** en face arrière sur I).

Installez le pilote (driver) de l'appareil :

- Lancez Windows sur le PC. Le nouveau matériel est détecté automatiquement.
- Dans la fenêtre Assistant Matériel détecté, sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié" puis cliquez sur **Suivant**.
- Insérez le CD de Hach Data Trans dans un lecteur de CD.
- Dans la section "Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements", sélectionnez "Inclure cet emplacement dans la recherche", cliquez sur **Parcourir** et recherchez dans le CD de Hach Data Trans le répertoire d'installation du pilote : \USB Drivers.
- Cliquez sur **OK**.
*Vous pouvez avoir un message d'avertissement de Windows vous indiquant que le nouveau matériel n'est pas compatible avec des tests Windows. Ne tenez pas compte de ce message et cliquez sur **Continuer quand même**.*

Lancez Hach Data Trans sur le PC : sélectionnez **Démarrer > Programmes > Hach Data Trans > Hach Data Trans**.

Hach Data Trans passe en revue les ports de connexions du PC et détecte l'appareil de mesure connecté et mis sous tension.

La fenêtre Principale est affichée. Vous êtes prêt à lancer une méthode et à récupérer les mesures !