

ThermosTaT DrB200 – Giải pháp đơn giản cho mọi quá trình phân hủy



Thông Tin Sản Phẩm

- Phân tích trong phòng thí nghiệm
- Bể điều nhiệt khô
- DRB200
- Dùng cho ống nghiệm 16 mm

Phù hợp cho cả phá mẫu tiêu chuẩn và phá mẫu đặc biệt

Một bước phá mẫu thường cần thiết trước khi xác định các thông số chính. Với các thông số này, thiết bị ổn nhiệt DRB200 hoàn toàn phù hợp để sử dụng cùng hóa chất Hach (COD, TOC, Test'N'Tube). Hai khối gia nhiệt có thể điều khiển độc lập, giúp phá mẫu đồng thời các ống nghiệm và bình phản ứng ở cùng hoặc khác nhiệt độ và thời gian.

DRB200 được trang bị bộ hẹn giờ điện tử với chức năng tự động tắt và báo hiệu âm thanh. Hai nắp chắn trong suốt bảo vệ khỏi bắn nước khi thiết bị hoạt động. Tính năng chống quá nhiệt và lớp vỏ ngoài cách nhiệt giúp đảm bảo an toàn tối đa.

Linh hoạt vượt trội

Được lập trình sẵn cho mọi quy trình phân hủy tiêu chuẩn và có thể tự do điều chỉnh cho các nhu cầu phân hủy riêng của người dùng

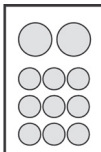
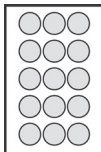
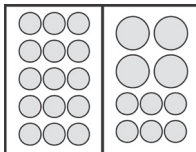
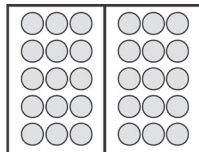
Độ lặp lại tuyệt vời

Ổn định nhiệt độ

Dễ dàng thao tác

Màn hình lớn, dễ đọc cùng thao tác một nút cho các quy trình phá mẫu tiêu chuẩn

Thông số kỹ thuật

Loại	DRB200-1		DRB200-1	DRB200-2	DRB200-2
Số đơn hàng	LTV082.53.30001 (115 VAC)	LTV082.53.40001 (115 VAC)	LTV082.53.42001 (115 VAC)	LTV082.53.44001 (115 VAC)	
	LTV082.52.30001 (230 VAC)	LTV082.52.40001 (230 VAC)	LTV082.52.42001 (230 VAC)	LTV082.52.44001 (230 VAC)	
Chương trình gia nhiệt	Đã cài đặt sẵn cho các mức 100 °C, 105 °C, 150 °C, 165 °C và cho phép lựa chọn tự do từ 37–150 °C, thời gian 1–480 phút.				
Tốc độ gia nhiệt	Từ 20 °C lên 150 °C chỉ trong 10 phút.				
Độ ổn định nhiệt độ	±1 °C theo tiêu chuẩn EN, ISO, EPA				
Điện năng tiêu thụ	115 V / 300 VA			115 V / 600 VA	
	230 V / 450 VA			230 V / 900 VA	
Khối lượng	2 kg (4.4 lbs)			2,8 kg (6,2 lbs)	
Kích thước	250 × 145 × 310 mm (R×C×S)				
Sơ đồ minh họa					
Số lượng ống nghiệm	9× đường kính 16 mm 2× đường kính 20 mm	15× đường kính 16 mm	21× đường kính 16 mm 4× đường kính 20 mm	30× đường kính 16 mm	



DRB200-1 dành cho 9 ống nghiệm (đường kính 16 mm) và 2 bình phản ứng



DRB200-2 được trang bị hai khối gia nhiệt điều khiển độc lập

Ứng dụng	Nhiệt độ [°C]	Thời gian [phút]
COD	150	120
Tổng nitơ	100 / 105*	60 / 30
Tổng photpho	100 / 105*	60 / 30
Kim loại (chì, cadimi, đồng, sắt, niken, kẽm)	100	60
Tổng crom	100	60
TOC	105	120
Trihalogenmethane	100	8
Chương trình tùy chỉnh người dùng	37–150	1–480

* Nhiệt độ và thời gian phân hủy phụ thuộc vào hóa chất sử dụng. Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Trụ sở toàn cầu Hach: Loveland, Colorado, Hoa Kỳ

Hoa Kỳ:

Bên ngoài Hoa Kỳ:

hach.com

800-227-4224 (điện thoại)
970-669-3050 (điện thoại)

970-669-2932 (fax)
970-461-3939 (fax)

orders@hach.com
int@hach.com

In U.S.A. xuất bản.

©Công ty Hach, 2017. Đã đăng ký bản quyền.

Để không ngừng nâng cấp và hoàn thiện thiết bị, Công ty Hach có quyền thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

