



# DR3900

## Spektrofotometer

DR3900 er en højteknologisk grundsten i dit testprogram i laboratoriet. Lad Hach® Service hjælpe dig med at sikre, at dens kritiske komponenter altid fungerer optimalt for at sikre nøjagtighed og ensartet ydeevne.

### Fordele ved serviceaftale

- Sikrer, at målinger er nøjagtige og pålidelige
- Giver dokumentation til støtte for overholdelse af myndighedskrav
- Opdager og forebygger problemer, der kan forringe ydeevnen eller reducere instrumentets levetid
- Låneinstrumenter sikrer kontinuerlig drift under service
- Teknisk support hotline giver hurtig og direkte support på mange hændelser

Årlig gennemsnitlig vedligeholdelsestid: Op til 1 time  
Anbefalet vedligeholdeshyppighed: 1 gang årligt

### Vedligeholdelsesopgaver

#### Rutinemæssig:

- Rengør og udfør visuel inspektion
- Udskift halogenlampe
- Opdater firmware til den nyeste version

#### Avanceret:

- Kontroller lys, fotometrisk nøjagtighed og bølglængdepræcision
- Udfør en evaluering og præcisionsjustering af optikken (kun servicecenter)
- Test og optimering af kuvettedetektionssystemer
- Udskiftning af litiumbatteri for at sikre dataintegritet
- Udskiftning af linser og drivring
- Udarbejdelse af servicereport og præstationscertifikat til støtte for kvalitetsstyring og kravoverholdelse

### Dele, der udskiftes under vedligeholdelse

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Frekvens
LZV851	Litiumbatteri	1	Efter behov
LZV587	Linser	1	12 måneder
A23757	Drivring Rund kuvette	1	24 måneder
LPZ440.99.00007	Halogenlampe	1	36 måneder

Disse dele og udskiftningsarbejde er inkluderet i en Hach-serviceplan med den anbefalede hyppighed, så længe planen fornyes. Der er dækning for reparationer på Hach Servicecenter. Låneinstrumenter afhængig af tilgængelighed.

For yderligere oplysninger, se: [www.dk.hach.com/service-overview](http://www.dk.hach.com/service-overview)